


## 测试条分析操作的改革

QUANTOFIX® Relax 测试仪是对测试条分析操作的改革。使用这款新系统，MACHERY-NAGEL 完全可以通过客观的途径读取QUANTOFIX®测试条，当测试结果直接关系到你的决定，用此系统绝对适合。该系统能够精简的显示测试的每个步骤以及决定的过程以消除主观性肉眼的信息读取并提供精确度更高的信息读取。特别是当你测试了大批量的测试条，QUANTOFIX® Relax 可以轻松的帮你进行数据管理和快速测试程序的操作支持。而且，它还能提供快速的定量结果分析，没有顺序，两者之间的估计值是必要的。

QUANTOFIX® Relax 可以改变你操作和测试的方式。该系统能够让你专注于核心的测试过程，是您测试程序最好的工具。

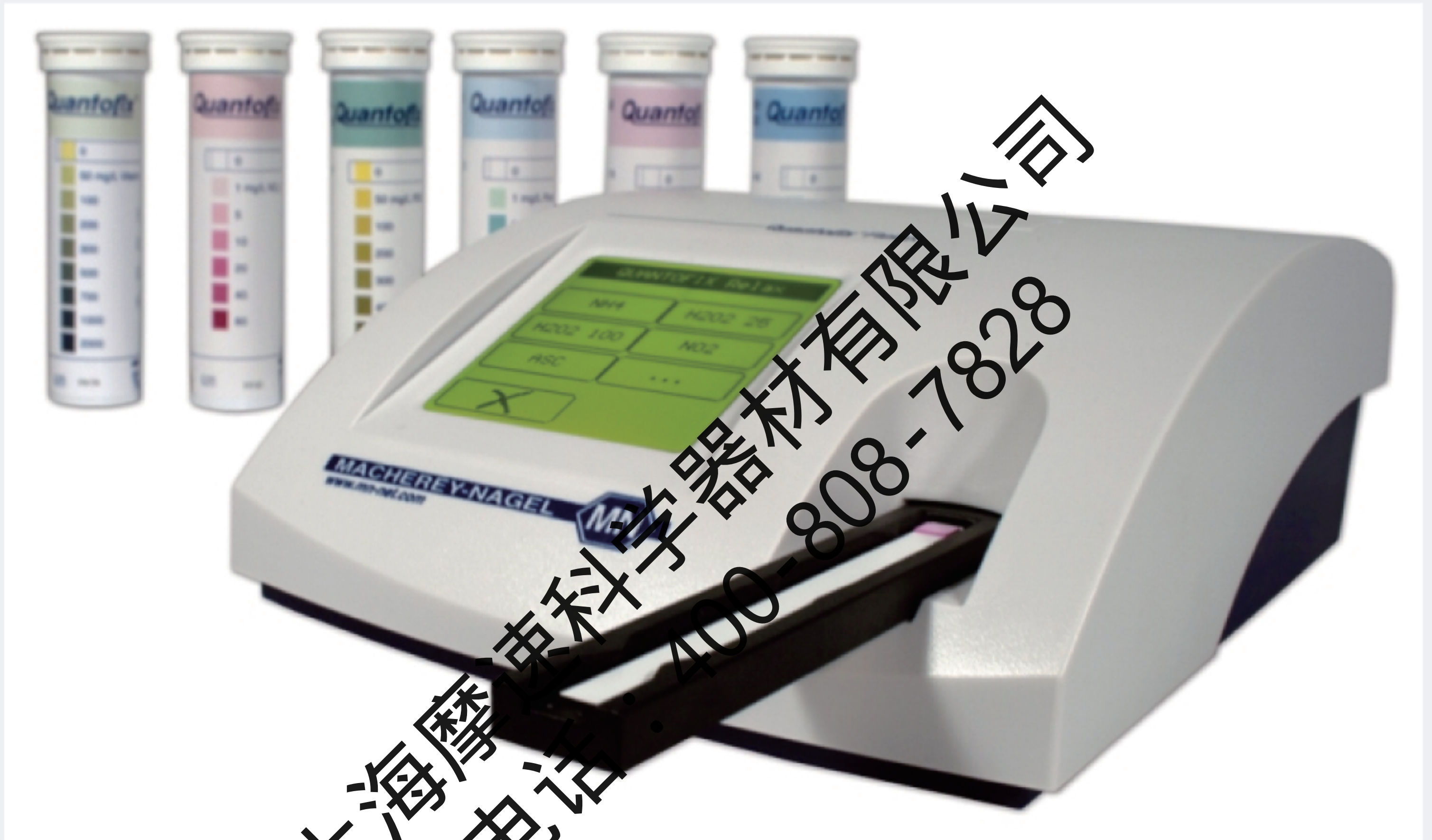

### 高精度

- 通过完整的测量范围进行定量结果分析
- 更高的精确度，没有估计值
- 可以确保你的决定无误

### 客观的信息读取

- 没有外界光线或者肉眼色觉的影响
- 独立的操作允许可重复性的结果
- 更安全更舒适

### 简单的测试结果管理

- 测试结果可立即打印出来
- 数据可以输出到电脑
- 节省时间，专注核心业务



可用性优化



自动开启

选择测试选项，浸湿测试条后放置到仪器上。不需要按任何按钮，仪器会自动开始测量操作。所以，操作非常简洁。



图解显示屏

图解显示屏显示所有相关信息，让你一目了然。测试结果会在具体的每个测试机密区间给出。因此，你可以轻松地知道你的测试过程还需要哪些步骤。




触摸屏

使用该仪器测试时，触摸屏会带给你非常轻松愉快的感受。只要指尖触碰到触摸屏，所有的功能都能轻松达成。你也可以进入屏幕上的键盘输入模式或者外接键盘使用。这些使得结果文档简单又安全。



接口选项

该仪器配备了一个USB接口和一个RS232接口。它还可以简易的连接到现有的实验室信息系统和电脑上。

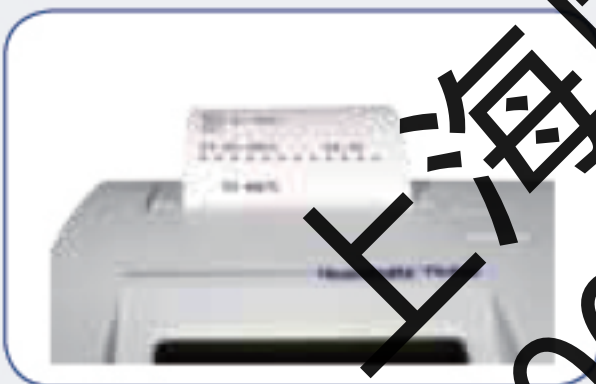

打印机

测试结果可以使用仪器内部的无声快速打印机打印出来。因此，你可以将打印结果装订成输出文件待后检查或者进入结果质量检查程序。



更换测试简单

当屏幕上只显示两个试液内容，你可以在你最喜欢的测试中快速的更改选择。从仪器程序中设定的多种测试中选出五个不同测试作为你最喜欢的。所有信息设定好后，需要测试的时候你就可以很快的开始测量了。



可存储200个度量衡

仪器可以存储达200个度量衡。使用内部存储功能，很容易筛选出有效的读数，任何时候只要需要就可以继续进一步诊断分析。

上海摩速科学器材有限公司  
400电话：400-808-7828



# QUANTOFIX® Relax 测试仪

## QUANTOFIX® Relax 测试条

以下测试通过该仪器测量校准并可以使用该仪器软件运行。


根据客户需求，其他测试将被陆续添加到仪器中。如果您对QUANTOFIX R Relax仪器中的某项测试比较感兴趣，可以直接联系您当地的经销商或者MACHEREY-NAGEL公司。

Test	Range	REF
QUANTOFIX® Ammonium*	10-350ppm	91315
QUANTOFIX® Ascorbic acid	50-1000ppm	91314
QUANTOFIX® Nitrite	2-80ppm	91311
QUANTOFIX® Peracetic acid 50 <b>CE</b>	5-50ppm	91340
QUANTOFIX® Peracetic acid 500 <b>CE</b>	5-500ppm	91341
QUANTOFIX® Peracetic acid 2000 <b>CE</b>	500-2000ppm	91342
QUANTOFIX® Peroxide 25	0.5-25.0ppm	91319
QUANTOFIX® Peroxide 100 <b>CE</b>	1-100ppm	91312
QUANTOFIX® Peroxide 1000	50-1000ppm	91333
pH-Fix 6.0 - 10.0	ph 6.0-10.0	92122

\* 该测试满足所有试剂的测定需求应用。这种产品包含有害物质，所以必须特别标贴为危险物质。关于详细信息请查阅MSDS。

**CE**: CE标注是根据医疗产品93/42/EWG指令。

## QUANTOFIX® 产品片段

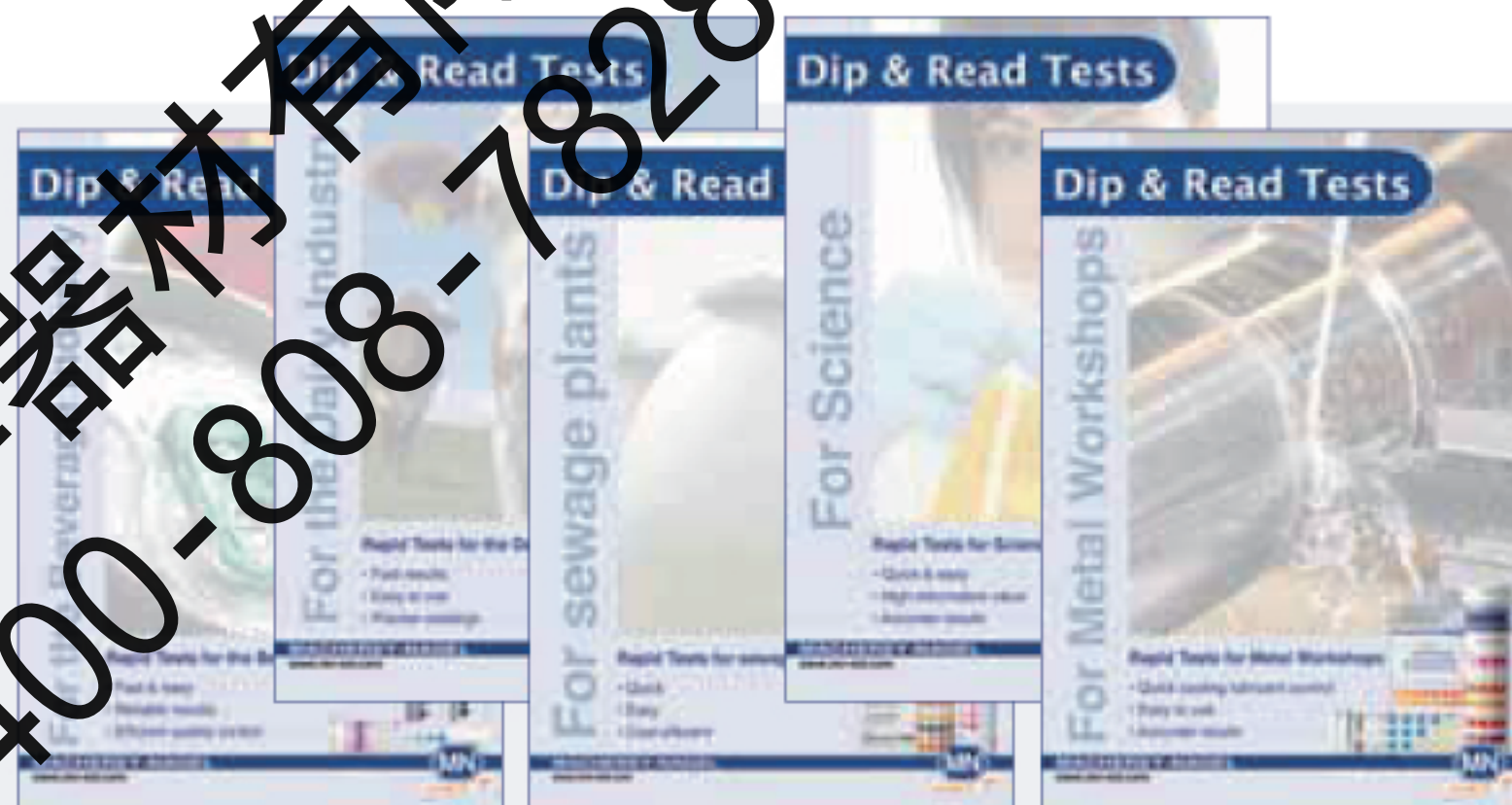

## 技术规范

QUANTOFIX® Relax

编号: 913 46

仪器内存:

- 包含样品ID在内在有200个测试结果存储

接口

- 用户: 触摸屏, 字母数字输入, 密码保护
- 电脑: USB和RS232电脑连接端口, PS/2键盘及条码扫描器连接端口

直径&重量

- 厚度: 20厘米 (7.9英寸)
- 宽度: 16厘米 (6.3英寸)
- 高度: 7.5厘米 (3.0英寸)
- 重量: 710克 (1.90磅), (包括w/o 电池和电源供应)

电源要求:

- 110-240 伏 交流电, 自动化
- 也可选择使用6AA电池进行电池电源操作

操作:

- 温度范围: 5-40°C (41-104华摄度)
- 湿度范围: 20-80%相对湿度, 非冷凝
- 校准: 自动自校准

容量:

- 50个测试条/每小时

当地经销商

www.mn-net.com

# MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG • Neumann-Neander-Str. 6-8 • 52355 Düren • Germany

Germany

and international:

Tel.: +49 24 21 969-0

Fax: +49 24 21 969-199

E-mail: info@mn-net.com

Switzerland:

MACHEREY-NAGEL AG

Tel.: +41 62 388 55 00

Fax: +41 62 388 55 05

E-mail: sales-ch@mn-net.com

France:

MACHEREY-NAGEL EURL

Tel.: +33 3 88 68 22 68

Fax: +33 388 51 76 88

E-mail: sales-fr@mn-net.com

USA:

MACHEREY-NAGEL Inc.

Tel.: +1 484 821 0984

Fax: +1 484 821 1272

E-mail: sales-us@mn-net.com

