


OMT-508 高清摄像机机使用说明

1. 功能面板图:

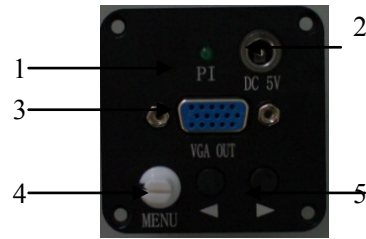

- ①—电源插口；②—电源指示灯
③—VGA 输出；④—菜单旋钮
⑤—功能键

功能菜单操作：旋转菜单旋钮，屏幕右下角出现功能菜单。

✧ 表示亮度：通过功能键◀▶减少或增加亮度，数值范围在 0-200 之间；

● 表示对比度：通过功能键◀▶减少或增加对比度，调整数值范围在 0-100 之间，每次调整数值为 2；

R 为红色增益：通过功能键◀▶减少或增加红色增益；

G 为绿色增益：通过功能键◀▶减少或增加红色增益；

B 为蓝色增益：通过功能键◀▶减少或增加减少红色增益；

AE 为自动曝光：按下此键，相机会根据当前亮度自动调整到合适的亮度范围。注意，对亮度的取值是根据屏幕中央部分亮度值

WB 为手动白平衡：请先将亮度调整到合适的范围，然后将一个白色纸张或物体放到镜头下方，按下此键，相机会根据当前的灯光自动调整 RGB 数值，从而使颜色接近白色。

AG 为抑制强光模式：通过◀▶减少或增加对光线的控制，可以看到暗处物体的细节。在观看高反光物体时，可以减少外界照明条件以减少反光强度，但并不影响观察效果。

SE 边缘增强模式：在特定需求下可以通过◀▶减少或增加边缘的锐化来提升图像的边缘效果。但同时会增加图像的噪声。

CR 是十字线开关：通过◀▶键可以选择黑色或白色十字线，也可以选择关闭十字线。

注意事项：

请使用 16:9 宽屏显示器来显示；在使用宽屏显示器时可能会出现屏幕图像不在中心，这时可通过调整显示器的 AUTO 键或其他调节宽度键来调整。

在使用抑制强光模式时，图像可能会出现雾状，可通过调节对比度、边缘增强模式来调整到最佳状态。