

无限可能性 具有平行滴定功能

激活的任务		
任务		
编号	类型	名称
A1	M	ACID
B1	M	CALIBRATION

滴定剂	Titrant 1
浓度	0.1 mol/L
体积	1.0 mL
馈液速率	60.0 mL/min
条件	
公式	E>7

取消 删除

小数点位数	3
结果界限	<input type="checkbox"/>
记录统计	<input checked="" type="checkbox"/>
附加统计功能	<input type="checkbox"/>
传送到缓冲存储区	<input checked="" type="checkbox"/>
条件	

取消 删除 结果建议 确定

样品系列排队		任务
样品系列模板 - 参数		
注解	Afternoon	A _{BC}
样品系列数目	20	1 ₂₃
样品系列1	Conductivity	
工作区域	A	
样品系列2	Conductivity	
工作区域	B	

取消 打印 保存

平行滴定

选择T90滴定仪，最多30个已启动的任务可以被分配到两个分析区域。这使得两个滴定可以彼此独立的平行运行，不同方法的两个样品系列分别在两个Rondo样品进样器上运行成为可能。

方法中的条件功能

T90具有的“如果...那么”的逻辑条件判断功能，可以决定如何进行分析。例如，仪器先测量样品的pH值，根据测量的结果决定加酸还是加碱。

结果的缓冲存储区

结果可以选择性的传送或者调入缓冲存储区。这样，分析的结果可以包括在平行运行方法的计算公式中，平行分析甚至可以以这种方式实现同步。

样品系列排队

样品系列排队功能使得不同方法的样品系列实现组合。例如，某一天的所有分析任务可以一起按顺序或者平行运行的方式开始，而不用考虑执行他们的方法。

卡尔费休滴定

内置的梅特勒-托利多方法，无需任何修改，便可以One Click™一键运行容量法卡尔费休滴定。在线信息可以即时显示滴定杯的当前参数，并提供重要任务的直接访问。



超越系列T90无限适用型中文滴定仪

超越系列中文滴定仪T90具有多项优点：

- 具有中/英/德/法/俄/意大利/西班牙/葡萄牙/波兰/韩语10种语言的操作界面
- 高亮度的彩色触摸屏
- One Click™一键滴定，直观、易于理解
- 即插即用电极的监控作用
- 智能化的滴定管确保安全可靠
- 自动识别的滴定管驱动器和电极接口主板确保正确安装
- 灵活的用户管理实现最大的安全性
- 双通道的滴定控制模式实现安全可靠
- 全面的通讯接口，无需额外的硬件即可实现连接USB打印机和其他设备
- 采用完全模块化的设计理念
- 容量法卡尔费休滴定
- 直接扩展电导率测量和滴定
- 同步恒滴定
- 具有六个内部循环的灵活的方法编辑功能
- 任务列表
- 连续运行
- 连用配液系统(Liquid Handler)实现自动化
- LabX Smartcodes™
- 具有KF溶剂监测和自动更换试剂的溶剂控制功能
- 平行滴定
- 方法中具有条件判断功能
- 结果缓冲存储区
- 样品系列排队功能



艾滕仪器（上海）有限公司

www.estonetech.com.cn

www.estone-cn.com

Add：上海市徐汇区宜山路705号科技大厦B座1808室

Tel：021-64385855

Fax：021-64385565

Email：info@estonetech.com.cn