



## 哈希公司简介

哈希公司成立于 1947 年，现为美国丹纳赫集团一级子公司，总部设在美国科罗拉多州的拉夫兰市，是设计和制造水质、水文监测仪器以及水质分析预制试剂的专业厂家。工厂分别分布于美国、瑞士、德国、法国和英国。

作为水质、水文监测仪器的世界领导者，哈希公司产品被全球用户广泛应用于饮用水、地下水、地表水、市政污水、工业污水、半导体超纯水、制药/电力及其它工业净水等领域，其全线产品系列涵盖实验室定性/定量分析、现场分析、流动分析测试、在线分析测试。产品具有测量精确、运行可靠、操作简单、低维护量，结构紧凑等特点。

作为“预制试剂”理念的开创者，哈希公司一直致力于使水质分析过程更方便、更迅捷、更可靠。“预制试剂”是指各种包装的即开即用型化学试剂包或化学试剂套装，使用时无需进行繁琐的称量稀释等化学试剂配制工作，有别于常规分析试剂，比如分析纯的硫酸等原料试剂，还需要经过复杂的配制过程才能用于测试，因而预制试剂的使用节省了用户宝贵的时间和人力资源；由于严格的质量管理和先进的生产工艺，更为精确的化学分析提供了可靠的质量保障。预制试剂的使用已为广大中国用户提供了更加方便、周到、准确的测试体验，比如与哈希公司应急监测仪器的配套使用，更成为中国环境现场应急监测的首选。

哈希公司各种类型的在线水质分析仪器，以其准确度高、维护量小、可测量的水质参数多等特点，可以满足污水处理厂、饮用水厂、工业过程水处理、工业污染源、水质自动监测站等不同场合的应用。

我们的目标是继续为广大用户提供可靠的仪器、完备的预制试剂、准确多样的测试方法、简单的操作步骤和优质的客户服务，不断地提高产品的质量以满足客户需求不断变化的需要。目前公司已经在北京、上海、广州和重庆、沈阳、西安、武汉、济南、南京、福州等城市设立了联络处，为中国的广大客户提供方便、周到的服务。

### 我们的使命：

世界水质守护者

### 我们的愿景：


卓越的客户合作，精深的专家团队和值得信赖的便捷产品，一切只为水质分析——更快速、更简便、更环保、更全面。




位于美国科罗拉多州，拉夫兰市的哈希公司总部



哈希公司ISO9001:2000认证证书

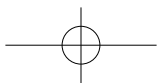

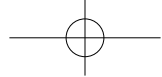

# 目 录

## 多参数水质分析仪—分光光度计/比色计系列产品及试剂:

DR6000 紫外可见分光光度计.....	1
DR 3900 台式可见分光光度计.....	2
DR 2800 便携式分光光度计.....	3
DREL 2800 系列便携式水质分析实验室.....	4
DR 2700 便携式分光光度计.....	6
DR 800 系列多参数比色计.....	7
CEL 800 系列便携式水质分析实验室.....	8
PC II 单参数比色计.....	9
DR1010 COD 测定仪.....	11
化学需氧量 (COD) 分析系统.....	12
Quantab® 快速氯离子测试试纸.....	15
分光光度计及比色计测量参数列表.....	16
分光光度计所用化学试剂.....	21

## 多参数水质分析仪—电化学系列产品:

HQd 系列台式/便携式多参数数字化分析仪.....	22
LDO™ 便携式溶氧仪.....	24
sensION+ 系列测定仪和电极.....	32
H 系列测定仪和非玻璃探头.....	38
MP 系列测定仪.....	40

## 浊度仪系列产品:

2100AN 型台式浊度仪.....	42
2100N 型台式浊度仪.....	43
2100Q 便携式浊度仪.....	44
1900C 经济型便携式浊度仪.....	45
TSS Portable 便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪.....	46

## 现场组件背包:

哈希现场组件背包.....	47
---------------	----

## 色度仪系列产品:

LICO 690 专色液体色度仪.....	49
LICO 620 便携式色度仪.....	49

## 大型水质分析仪:


QuikChem 8500S2 流动注射分析系统.....	50
IL500 总磷自动分析仪.....	54
IL500 总氮自动分析仪.....	55

## 水质毒性分析仪:

Eclox™ 便携式水质毒性分析仪.....	56
LUMIStox300 型生物毒性测试仪.....	58

## BOD分析仪:

BODTrak II 生化需氧量分析仪.....	59
--------------------------	----

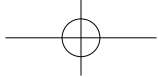

### 微生物分析仪：

MEL 便携式微生物实验室系列 .....60

### 采样器：

American Sigma 900MAX 型系列采样器 ..... 64

Sigma SD900 便携式采样器 .....65

### 电位滴定仪：

Titralab 系列自动电位滴定仪.....67

TIM58X 系列容量法KF水份测定仪.....68

SAC850/950 全自动样品转换器（自动进样器） .....69

Hach Titralab 经济型滴定仪 .....70

COD-60A 耗氧量/高锰酸盐指数快速测定仪.....71

### 其它：

哈希重金属应急测试便携包.....72

现场水质测试组件.....73

砷现场快速分析试纸.....77

HYDROLab 多参数水质监测仪.....78

VoltaLab 系列电化学工作站（恒电位仪） .....81

### 常规水质参数分析—试剂及仪器检索：

氨氮.....82

余氯及总氯.....82

铬.....83

铜.....84

铁.....84

铅.....86

硝酸盐.....87

亚硝酸盐.....88

总氮.....89

TOC（总有机碳） .....89

COD（化学需氧量） .....89

总磷及正磷.....90

### 附录：哈希仪器及试剂在各类水质标准中的应用：

附录一 生活饮用水卫生标准.....92

附录二 地表水环境质量标准.....93

附录三 生活饮用水水源水质标准.....94

附录四 再生水回用于景观水体的水质标准.....95

附录五 锅炉给水质量标准.....96

附录六 工业锅炉水质标准.....97

附录七 地下水质量标准.....98

附录八 城镇污水处理厂污染物排放标准.....99

附录九 渔业水质标准.....100

附录十 海水水质标准.....101

## DR6000 紫外可见光分光光度计

DR6000紫外可见光分光光度计是哈希公司2012年全新推出的第四代分光光度计产品，由德国设计和生产，具有优异的分析精度，实现了结果可靠与高效测量的完美统一。

DR6000仪器内置了250多种预先编程设置好的方法（可测量参数请参考样本中16页表7《哈希分光光度计及比色计测量参数列表》），该仪器可广泛应用于工业，市政，环保，教育科研，疾控等领域的实验室水质监测。其特点为：



- 准双光束分光光度计
- 直读式—直接读取浓度值
- 直观的中文菜单导航系统以及7英寸的彩色触摸屏
- 可选配应用包，包括对饮用水，啤酒等的分析
- 快速扫描与简单的LIMS（实验室信息管理系统）结合，DR6000可以使实验室的分析效率达到最高值。
- 具有数据存储功能，可存储5000组数据及200个用户自定义程序
- 可自动识别哈希条形码预制试剂，自动测定不同位置的10个数值，去除异常值并取平均值，且10秒内即可显示最终的平均值结果
- 配合哈希预制试剂，工作步骤将被大大减少，并与标准方法具有可比性
- 可对实验过程进行监测，并随时访问校准数据、批次号、测量步骤以及原始数据
- 可选配旋转适配器，消解器以及用于连续分析的流通池模块
- 三个USB接口，并且具有以太网端口，可以快速的获取数据并进行实时的数据传输
- 可直接连接打印机，并打印实验结果
- 具有三级密码保护功能，权限设置功能以及定时器功能

DR6000紫外可见光分光光度计具有数据存储功能，可存储5000组实验数据，数据包括日期、时间、测试结果、样品名称、用户名称，实验员代号等信息。数据可以通过USB接口，连接数据线，以太网端口，直接下载或传输至计算机，便于数据的存储与管理。

### 技术指标：

显示模式：	透光率（%），吸光度和浓度
波长范围：	190 -1100nm
波长准确度：	± 1nm (200 – 900nm)
光谱带宽：	2nm
光度测量范围：	3.0Abs (200-900nm)
杂散光：	< 3.3Abs/< 0.05%T (KI溶液，220nm)
电源：	100–240 V/50–60 Hz
尺寸(H×W×D)：	215mm × 500mm × 460mm
重量：	11kg
接口：	2 × USB 类型A, 1 × USB 类型B, 1 × 以太网
操作环境：	10 – 40 °C (50 – 104 °F), 最大 80% 相对湿度, 无冷凝现象

### 订购指南：

货号	描述
LPV441.80.00002	DR6000紫外可见光分光光度计主机，电源线，矩形样品适配器（10mm, 20mm, 50mm, 1英寸）和圆形适配器（1英寸），1英寸样品池，防尘罩，电子版用户手册CD，纸质印刷版用户手册

### 选购附件：

货号	描述
A23778	卤钨灯
A23792	氘灯
2495402	1 inch矩形比色皿，配对，玻璃（10 ml）
2095100	1 cm矩形比色皿，配对，玻璃（3.5 ml）
4822800	1 cm矩形比色皿，配对，石英
2122800	1 inch圆形比色皿，玻璃，带盖（10 ml）
LZV902.99.00002	旋转适配器，能容纳7个1cm的矩形样品池
LZV902.99.00012	旋转适配器，能容纳5个1英寸的矩形样品池
LZV941	应用软件包—饮用水（仅英文）
LZV942	应用软件包—啤酒（仅英文）
LZV943	应用软件包—酶化学（仅英文）
LZY274	Hach Data Trans（用于数据转换的PC软件）
2960100	热敏打印机 - Citizen PD 24
5836000	Citizen PD 24 用纸
LQV157.99.20002	流通池，配1英寸圆形比色皿
LZV537	经认证的滤光片套件(用以检测吸光度准确度、杂散光和波长准确度)
LZV887	10cm矩形比色皿适配器
2629201	10cm矩形比色皿，1个



Be Right™



## DR3900 台式分光光度计

DR3900 台式分光光度计是哈希公司 2011 年全新推出的性能优越的台式分光光度计产品。在以下方面都会有突出的表现：

### 让您对测试结果更有信心

- 减小误差——5秒钟内10次读数取平均值从而避免比色皿表面污染和刮痕带来的误差。

### 彩色屏幕，操作简便

- 彩色全触摸屏——数据的浓度直读，直观的量程柱状图显示。
- 指南程序——逐步指导操作过程，省去查阅方法手册的步骤。

### 数据处理的好帮手

- 数据处理——趋势和比率分析，让数据处理变得更加及时简便。
- 网络传输功能——方便数据传输，程序更新和方法手册下载。

### 人性化设计，减少工作量

- 全模块的 LINK2SC 软件，一键搞定实验室数据和在线数据的智能比对，比对后即刻按需实现在线探头的实时校准，不需再到现场校准探头。
- 新增的 AQA 功能等人性化设计都能为您带来全新的使用体验，减少了再次确认的额外工作。

DR3900 台式分光光度计内置有240多种测试方法的应用程序，100多个用户自定义程序，（可测量参数请参考样本中16页表7《哈希分光光度计及比色计测量参数列表》），该仪器可广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域的水质监测。其特点为：

- 准双光束分光光度计
- 800×480像素的7"彩色的触摸屏式，全中文操作菜单，更加清晰直观
- 对于重要参数比如COD自动测定不同位置的10个数值，去除异常值，然后取平均值，且5秒内即可显示最终的平均值结果
- 操作指南程序，屏幕中显示操作步骤，降低了错误操作的几率，也无需打印操作流程
- 趋势与比率分析功能，使得数据处理更加及时有效，存储、调用与分析指定时间段内的数据
- 全新的AQA功能让QA更为简单：AQA 步骤现在可以很容易定义、计划、执行和存档。增加了提醒功能，这样操作人员就不会忘掉定期执行的标准测量。系统检查中的 AQA 菜单含有检查分析质量的程序。配置也是在这里完成的，例如每一个方法都用标准溶液进行验证，以及用混合溶液进行干扰性测试
- 可选配 LINK2SC 软件，使来自 SC1000 数字控制器中的数据与实验室的数据同时在 DR3900 中显示，实现快速识别不规则数据并分析：比对后即刻按需实现在线探头的实时校准；由此，实验室和在线数据实现了双向传输，不需再到现场校准探头
- 仪器前后都有 USB 接口便于使用U盘进行应用程序的更新及实验数据下载，同样可以利用直插网线进行传输。仪器可直接连接打印机，并打印实验结果
- 具有密码保护功能以及定时器功能
- 多用户管理，可以给管理员，标准用户设置不同权限
- DR3900 台式分光光度计具有数据存储功能，可存储 2000 组实验数据，数据包括日期，时间，测试结果，样品名称，实验员等信息。数据可通过 USB 接口，网线，直接下载或传输至计算机，便于数据的存储与管理



### 技术指标

读数模式	透光率 (%)，吸光度和浓度
波长范围	320~1100nm
波长准确度	±1.5nm(波长范围在340~900nm)
光谱带宽	5nm
显示	7" TFT WVGA 彩色触摸屏 (800×480 像素)
数据存储	2000 组测量值 (结果, 日期, 时间, 样品编号, 操作人员编号)
预置程序	>240个
用户程序	100个
波长校准	自动校准
波长选择	根据方法自动选择波长
操作环境	10~40C, 最大80%的湿度, 无冷凝
电源要求	100—240V/50—60Hz
尺寸	151mm×350mm×255mm
重量	4.2kg

### 订购信息

货号	描述
LPV440.80.00002	DR3900分光光度计主机, A型适配器, 3cm 比色池适配器, 1对1英寸方形比色池 (10mL) 电源适配器, 操作手册, 方法手册 (CD光盘) 等。
LZV537	经认证的测试滤光片组件
2095100	1 厘米矩形比色皿, 配对, 玻璃
2629250	5 厘米矩形比色皿, 玻璃
LZV565	卤钨灯
LQV157.99.10002	流通池组件



Be Right™

## DR 2800 便携式分光光度计

DR 2800型便携式分光光度计，是哈希公司最新推出的便携式分光光度计产品，既可用于实验室测试，又可用于生产现场和野外水质测试。DR 2800型便携式分光光度计具有优良的光学稳定性。其独特的条形码识别功能，无需测定试剂空白便能获取实验结果，大大简化了实验操作过程，使测试方法更加简便、快捷。

DR 2800型便携式分光光度计内置有240多种测试方法的应用程序（可测量参数请参考样本中16页表7《哈希分光光度计及比色计测量参数列表》），该仪器可广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域的水质监测。其特点为：

- 准双光束分光光度计
- 直读式—直接读浓度值
- 触摸屏式的全中文操作菜单
- 内置240多个水质测试方法的应用程序，也可创建多达50个用户自定义程序
- 可自动识别标有条形码的哈希预制试剂，自动测定不同位置的10个数值，去除异常值，然后取平均值，且10秒内即可显示最终的平均值结果
- 独特的流通池功能，实现超低量程分析
- 具有两种供电模式：（1）锂电池供电；（2）交流电供电：通用型的电源适配器，适用于不同的电源插座
- 便捷式设计：（1）在野外使用，电源由电池提供；（2）坚固的手提箱既可存放仪器，又可安全运输，且携带方便
- 仪器软件可随时更新
- 具有数据存储功能，可存储500组数据及50个用户自定义程序
- USB接口便于使用U盘进行应用程序的更新及实验数据下载
- 可直接连接打印机，并打印实验结果
- 具有密码保护功能以及定时器功能



DR 2800 型便携式分光光度计具有数据存储功能，可存储500个实验数据点，数据点包括日期、时间、测试结果、样品名称、实验员代号等信息。数据可以通过USB接口，连接数据线，直接下载至计算机，便于数据的存储与管理。

### 技术指标：

波长范围：	340~900nm
带 宽：	5nm
波长选择：	根据方法自动选择波长
波长校准：	自动校准
读数模式：	透过率（%），吸光度，浓度
界 面：	USB1.1
数据存储：	500组数据
用户程序：	50个
电 源：	（1）交流供电：100-240V, 47-63Hz （2）电池供电：可充电的锂电池
重 量：	4.06kg（不带电池）/4.38kg（带电池）
操作环境：	10~40°C（32~104°F）；90%相对湿度，无冷凝现象

### 订购指南：

货号	描述
DR2800-01B1	DR2800 分光光度计主机，A、B、C型比色池适配器，保护罩，遮光罩，1英寸方形比色池（10mL），通用型电源适配器（配有转换插头）手册等，还配有可充电的锂电池。

### 订购指南续：

货号	描述
LPV422.99.00002	DR2800 分光光度计主机，A、B、C型比色池适配器，保护罩，遮光罩，1英寸方形比色池（10mL），通用型电源适配器（配有转换插头），手册等

### 选购附件：

货号	描述
59404-00	流通池组件
LZV551	可充电的锂电池
27639-00	DR/Check吸光度检查组件
24954-02	1英寸方形玻璃比色池，10mL，2个/套
59405-06	1英寸圆形塑料比色池，6个/套
21228-00	1英寸圆形玻璃比色池，10mL
20951-00	1厘米方形玻璃比色池，2个/套
26292-50	5厘米矩形比色池
29601-00	Citizen PD-24打印机
58360-00	Citizen PD-24打印机的打印纸，5/pk
LZY274	DataTrans数据传输软件
LZV537	经认证的滤光片组件（用于检测吸光度准确度，杂散光和波长准确度）



Be Right™

## DREL 2800 系列便携式水质分析实验室

哈希公司结合了当今国际水质监测标准的要求以及自身技术优势，推出了DREL 2800系列便携式水质分析实验室，该系列产品不仅适用于野外各种环境的水质测试要求，也适用于突发事件的快速水质检测及实验室内常规水质参数的测量，使用户以较小的投入就可满足水质测试的需求。DREL 2800系列便携式水质分析实验室提供水质分析必备的分光光度计，试剂及实验室常用器材。用户可对便携式实验室的配置进行升级，配备HQ40d（可测量pH、电导率、溶解氧、ORP、总溶解性固体、盐度及温度等参数）和便携式浊度仪，并可以方便地选配试剂，增加测试项目。



表 1 DREL 2800 便携式水质分析实验室的测试参数/方法/量程

参数	测试次数 *	2922400 & 2922600 DREL2800 通用 & 完全水质实验室	2922500 DREL2800 工业水质实验室	独立的更换试剂
		量程		
酸度	40-100	10 - 4000mg/L	-	2272800
碱度	40-100	10 - 4000mg/L		2271900
氨	100	0.01- 0.50mg/L		2668000
溴	**	0.05- 4.50mg/L		同“余氯”
钙 <sub>T</sub>	40-100	10 - 4000mg/L		2447200(LR) 2447500(HR)
氯化物	40-100	10 - 10,000mg/L		2288000
余氯 & 总氯	100 (F) 100 (T)	0.02 - 2.00mg/L		2105569(F) 2105669(T)
六价铬	100	0.010 - 0.700mg/L		1271099
色度	无限制	15 - 500 units		无需试剂
铜	100	0.04 - 5.00mg/L		2105869
硬度 <sub>T</sub>	40-100	10 - 4000 mg/L		2272000
碘	**	0.07 - 7.00 mg/L		同“余氯”
铁	100	0.02 - 3.00 mg/L		2105769
锰	100	0.1 - 20.0 mg/L		2430000
钼	100	-	0.2 - 40.0 mg/L	2604100
硝酸盐	100	0.3 - 30.0 mg/L		2106169
亚硝酸盐HR	100	-	2 - 250 mg/L	2107569
亚硝酸盐LR	100	0.002 - 0.300 mg/L	-	2107169
除氧剂 (DEHA)	100	-	3 - 450 mg/L	2446600
pH (试纸)	50	4 - 9 pH(4,5,6,7,8,9 steps)		2745650
总磷	100	0.02 - 2.50 mg/L	-	2459000
活性磷	100	0.02 - 2.50 mg/L		2106069
硅HR	100	1 - 100 mg/L	-	2429600
硅LR	100	-	0.01- 1.60 mg/L	2459300
硫酸盐	100	2 - 70 mg/L		2106769
硫化物	100	5 - 800μg/L	-	2244500
亚硫酸盐	40 - 100	-	4 - 400 mg/L	2272300
悬浮固体	无限制	5 - 750 mg/L		无需试剂

T 滴定法

\* 滴定法可以使用40 -100次，主要取决于滴定剂的用量

\*\*测量溴和碘的试剂与测量余氯的试剂相同



Be Right™

DREL 2800 系列便携式水质分析实验室有三种型号，分别是DREL 2800 通用水质实验室、DREL 2800 配有测定仪的完全水质实验室、DREL 2800 工业水质实验室，可测量的参数详见表1《DREL 2800 便携式水质分析实验室的测试参数/方法/量程》中所示。

### 订购指南：

DREL 2800 系列便携式水质分析实验室的标准配置包括DR 2800 分光光度计、数字滴定器、配套试剂及实验室常用器材、电源及电源线/用户手册等。

货号	描述
2922400	<p>DREL 2800 通用水质实验室</p> <p>包括一台DR 2800 便携式分光光度计、可测量20种不同的参数所需的试剂和测试组件（这些试剂和测试组件大概可以进行100次测试）。</p> <p>两个便携式仪器箱，其中：一个箱子用来装仪器和配件，另外一个箱子用来装试剂和测试组件。 箱子尺寸（2个箱子）：21" × 11.5" × 11" (W × D × H)。</p>
2922600	<p>DREL 2800 完全水质实验室</p> <p>包括一台DR 2800 便携式分光光度计、HQ40d 双通道多参数测定仪，便携式浊度仪 2100Q、HQd系列 pH 电极和电导率电极、可测量20种不同的参数所需的试剂和测试组件，（这些试剂和测试组件大概可以进行100次测试）。</p> <p>两个便携式仪器箱，其中：一个箱子用来装仪器和配件，另外一个箱子用来装试剂和测试组件。 箱子尺寸（2个箱子）：21" × 11.5" × 11" (W × D × H)。</p>
2922500	<p>DREL 2800 工业水质实验室</p> <p>包括一台DR 2800 便携式分光光度计、可测量19种不同的参数所需的试剂和测试组件（这些试剂和测试组件大概可以进行100次测试）。</p> <p>两个便携式仪器箱，其中：一个箱子用来装仪器和配件，另外一个箱子用来装试剂和测试组件。 箱子尺寸（2个箱子）：21" × 11.5" × 11" (W × D × H)。</p>

### 选购附件：

货号	描述
2100Q-01	2100Q便携式浊度仪
5839100	DREL试剂和测试组件箱子
5838500	DREL仪器箱子
2923200	2922400和2922600水质分析实验室的试剂套件
2923400	2922400, 2922500和2922600水质分析实验室的试剂套件
2923300	2922500工业水质分析实验室的试剂套件





## DR 2700 便携式分光光度计

DR 2700型便携式分光光度计，是哈希公司最新推出的经济型分光光度计产品。它满足了客户对分析仪器在价格和性能上的双重需求，在DR 2800的设计基础上开发而成，既可用于实验室分析，又可用于生产现场和野外水质测试。

DR 2700 外形小巧轻便，易于携带。内置的130多条标准曲线可以满足用户对多种分析参数的测试要求，同时保证测试结果的准确性和可靠性。触摸屏式的操作界面以及中文菜单，便于用户操作仪器。该仪器广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域的水质监测。其特点为：

- 准双光束分光光度计
- 直读式—直接读浓度值
- 触摸屏式的全中文操作菜单
- 内置130多个水质测试方法的应用程序，也可以创建多达10个用户自定义程序
- 独特的流通池功能，实现超低量程分析
- 具有两种供电模式：（1）锂电池供电；（2）交流电供电：通用型的电源适配器，适用于不同的电源插座
- 便捷式设计：（1）在野外使用，电源由电池提供；（2）坚固的手提箱既可存放仪器，又可安全运输，且携带方便
- 仪器软件可随时更新
- 具有数据存储功能，可存储200组数据及10个用户自定义程序
- USB接口便于使用U盘进行应用程序的更新及实验数据下载
- 可直接连接打印机，并打印实验结果
- 具有密码保护功能以及定时器功能



### 技术指标：

波长范围：	400-900nm
带 宽：	5nm
波长选择：	根据方法自动选择波长
波长校准：	自动校准
读数模式：	透过率（%），吸光度和浓度
预置程序：	> 130个
用户程序：	10个
数据存储：	200组数据
操作界面语言：	中文可选
电 源：	（1）交流供电：100-240V, 47-63Hz （2）电池充电：可充电的锂电池
重 量：	4.0kg（不带电池），4.3kg（带锂电池）
操作环境：	10~40℃；80%相对湿度，无冷凝现象

### 订购指南：

货号	描述
DR2700-01B1	DR2700 分光光度计主机，仪器操作手册，分析手册（CD-ROM）A、B、C型比色池适配器，保护罩，遮光罩，通用型电源适配器（配有转换插头）以及1英寸方形玻璃比色池（10mL），还配有可充电的锂电池。
LPV422.99.20012	DR2700 分光光度计主机，仪器操作手册，分析手册（CD-ROM）A、B、C型比色池适配器，保护罩，遮光罩，通用型电源适配器（配有转换插头）以及1英寸方形玻璃比色池（10mL），

### 选购附件：

货号	描述
59404-00	流通池组件
LZV551	可充电的锂电池
27639-00	DR/Check吸光度检查组件
LZV582	USB键盘
LZY274	DataTrans数据传输软件
HYH019	防尘罩
29601-00	Citizen PD-24打印机
58360-00	Citizen PD-24打印机的打印纸，5/pk



Be Right™

## DR 800 系列多参数比色计

DR 800 系列多参数比色计，特别为现场测试设计，测量过程简单、快速。DR 800 系列多参数比色计具有自动波长选择和自动波长校正功能，储存有多条标准曲线，可测量多个参数，大屏幕直接显示测量结果。使用粉枕、安瓿瓶、预装管（TNT管）等不同包装的预制试剂，可大大缩短样品分析时间。仪器可记录99组数据，并可通过HachLink™ 软件将实验数据直接下载至计算机，便于数据的存储与管理。



DR 800系列多参数比色计有三种型号可供选择：DR 890，DR 850，DR 820分别储存有90条，50条，20条标准曲线，各种型号皆有防尘、防化学腐蚀、防水等功能。（DR 800 系列多参数比色计可测量参数请参考样本中16页表7《哈希分光光度计及比色计测量参数列表》）

### 技术指标：

波长范围：	DR 890 型：420，520，560，610nm
	DR 850 型：520，610nm
	DR 820 型：520nm

波长精度：±1nm

光度测量范围：0-2A

波长选择：自动选择

读数模式：%透过率，吸光度，浓度

外部输出：IR(使用数据转移适配器以红外方式输入到RS232串口)

电池电源：4节5号碱性电池

仪器重量：470 g

环境要求：0至50℃，90%的相对湿度无冷凝现象

### 选购附件：

货号	描述
24019-06	标有 10,20,25mL 标记的比色池，6个/套
48464-00	16mmCOD / TNT / Unicell管适配器
27639-00	DR/Check吸光度检查组件
48490-00	数据传输用适配器，RS232，包括48129-00 数据传输线
49665-00	HachLink 数据采集与分析软件
48643-02	1cm 圆形样品池，10mL，2/pk
49425-00	DR800 系列便携箱

### 订购指南：

每台DR800系列比色计的标准配置包括了：2个1英寸的圆形样品池（标有10,20,25mL的标记），2个1cm的样品池，16mm的COD/TNT管适配器，电池，仪器操作手册和方法手册。

货号	描述
48440-00	DR 820 便携式比色计
48450-00	DR 850 便携式比色计
48470-00	DR 890 便携式比色计



Be Right™

## CEL 800系列便携式水质分析实验室

哈希公司在 DR 800 系列多参数水质分析仪的基础上，开发出多种特殊应用场所的 CEL 800系列便携式水质分析实验室，该系列产品不仅可满足野外各种环境的水质测试要求，也适用于突发事件的快速水质监测及实验室内常规水质参数的测量，使用户以较小的投入就可满足水质测试的需求。CEL 800系列便携式水质分析实验室按照不同领域水质分析测试的要求进行配置，适用于饮用水、污水、工业用水、锅炉用水、环境监测、农业、教育及科研系统的水质检测与分析。



表2 CEL 800系列便携式水质分析实验室配置及订货号

CEL 800系列 便携式实验室型号	比色计	可测量参数种类	订货号
CEL820基本型 废水测试实验室	DR 820	铝离子、余氯、溶解氧、总铁、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、温度等	26882-00
CEL820型 水环境测试实验室	DR 820	碱度、余氯、硬度、总铁、锰、硝酸盐、pH、硫酸盐、总溶解性固体、温度等	26891-00
CEL820型教育系统 水质测试实验室	DR 820	总氯、总铁、硝酸盐、溶解氧、pH、温度等	26876-00
CEL850型环境水质 测试实验室	DR 850	酸度、碱度、氨氮、二氧化碳、余氯、硬度、总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、硫化物、单宁、温度、浊度、锌等	26878-00
CEL850专业型 水环境测试实验室	DR 850	碱度、氯离子、余氯、电导、氟离子、硬度、总铁、锰、硝酸盐、臭氧、pH、磷酸盐、硫酸盐、单宁、温度、锌等	26877-00
CEL850型水产养殖 水测试实验室	DR 850	酸度、碱度、氨氮、二氧化碳、氯离子、溶解氧、硬度、铁、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、总溶解性固体、温度等	26879-00
CEL850基本型 饮用水测试实验室	DR 850	碱度、铝离子、一氯胺、余氯、电导率、溶解氧、氟离子、硬度、总铁、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硫酸盐、硫化物、温度等	26880-00
MEL850型微生物检测 及水质测试实验室	DR 850	氨氮、余氯、总大肠菌群、埃希氏大肠菌盐、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硅酸盐、硫化物、电导率、总溶解性固体、温度等	26888-00
CEL890型先进的 水质测试实验室	DR 890	酸度、碱度、氨氮、二氧化碳、氯离子、余氯、二氧化氯、色度、电导率、铜、溶解氧、硬度、总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硅酸盐、硫酸盐、硫化物、悬浮物、温度、锌等	26885-00
CEL890型先进的 饮用水测试实验室	DR 890	碱度、铝离子、一氯胺、余氯、二氧化氯、色度、电导率、铜、溶解氧、氟离子、硬度、总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硫酸盐、硫化物、温度等	26881-00
CEL890型先进的 污水水质测试实验室	DR 890	铝离子、氨氮、余氯、二氧化氯、总铬、色度、铜、溶解氧、总铁、锰、硝酸盐、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、悬浮物、锌等	26883-00
CEL890型过程水 测试实验室	DR 890	碱度、细菌、溴、总络合掩蔽剂、氯离子、余氯、二氧化氯、色度、电导率、铜、溶解氧、硬度、总铁、锰、亚硝酸盐、pH、磷酸盐、硅酸盐、硫化物、悬浮物、温度、锌等	26884-00
CEL890水力压裂 水分析组件	DR 890	碱度、细菌、钡、氯化物、电导、硬度、铁、pH、硫酸根	2994000

## PC II 单参数比色计

哈希公司推出了三十多种型号的PC II 系列单参数水质分析仪—PC II 系列袖珍比色计（可测量参数及测量范围请参考表3 PC II 型单参数水质分析仪测量参数列表及订货号），不仅适用于野外现场水质测试，而且也适用于实验室内的水质分析。该系列产品是哈希公司按照国际规范化的检测方法进行预先编程，将标准曲线存入单参数水质分析仪中，在标准化的实验室内进行了出厂前的严格校准验证。该系列单参数水质分析仪可进行一项或多项参数的测量，可直接显示测量结果。

PC II 型单参数水质分析仪采用了先进的光学系统，扩大了比色计测量参数的量程，节约了样品稀释所需的时间，使得分析效率大大提高。PC II 型单参数水质分析仪的主要特点如下：

- 携带方便：仅重230克；
- 优良的防水性能：浸在1米的水中长达30分钟仍能正常使用；
- 数据记录功能：允许用户存储和调用10个最近的数据点，无需手动记录数据；
- 大屏幕显示屏：
  - (1) 带背景照明功能，当光线较暗时，便于查看屏幕上的读数；
  - (2) 电量显示图标，可指示电池电量，便于及时更换电池。

### 技术指标：

波 长：	型号不同有所区别
光度测定范围：	0-2.5 ABS
电 源：	7号碱性电池
重 量：	230g
操作环境：	0~50℃；0-90% 的相对湿度
防护等级：	IP67

### 订购指南：

PC II 型单参数水质分析仪包括以下组件：

PC II 单参数水质分析仪、试剂包、比色池及用户手册

（订货号参见表3 PC II 型单参数水质分析仪测量参数及订货号）

### 选购附件：

货号	描 述
59531-00	PC II 比色计的软质包

### 重点推荐：

货号	描 述
58700-00	余氯和总氯水质分析仪
58700-51	二氧化氯水质分析仪
58700-40	氨氮水质分析仪
58700-05	氟化物水质分析仪
58700-04	臭氧水质分析仪



袖珍比色计PC II 的尺寸很小，易于携带



选配的软质包可以放置一台PC II, 2个样品瓶以及试剂



漂浮能力仅仅是袖珍比色计PC II 的诸多优点之一



Be Right™

# 多参数水质分析仪—分光光度计/比色计系列产品及试剂

表3 PC II 型单参数水质分析仪测量参数列表及订货号

编号	测量参数	测量方法	量程范围 (mg/L)	水质分析仪 订货号	独立的试剂套 装货号
1	甲草胺 (除草剂)	免疫管法	阈值: 0.1ppb,0.5 ppb	28129 - 00	28130-00
2	铝	试铝灵法	0.02-0.800	58700 - 25	22420-00
3	氨氮	水杨酸法	0.01-0.800 NH <sub>3</sub> -N	58700 - 40	26680-00
4	一氯胺、自由氨	靛酚法	一氯胺: 0.04-4.50 Cl <sub>2</sub> 自由氨: 0.02-0.50 NH <sub>3</sub> -N	58700 - 26	28797-00
5	阿特拉津,莠去津 (除草剂)	免疫管法	域值: 0.1,0.5,3.0 ppb	27635 - 00	27627-00
6	溴	DPD法	0.05-4.50/0.2-10 Br <sub>2</sub>	58700 - 01	21056-69
7	游离氯、总氯	DPD法	0.02-2.00/0.1-8.0 Cl <sub>2</sub>	58700 - 00	21055-69 (F) 21056-69 (T)
8	游离氯、总氯、PH	DPD法 (氯) 苯酚红 (pH)	氯: 0.1-10.0 Cl <sub>2</sub> pH: 6.0-8.5	58700 - 12	14070-99 (F) 14064-99 (T) pH7.0缓冲液: 12222-20
9	余氯&总氯, SwifTest分配器	DPD法	0.02-2.00/0.1-8.0 Cl <sub>2</sub>	58700 - 23 (F) 58700 - 24 (T)	21055-69 (F) 21056-69 (T)
10	二氧化氯	DPD/甘氨酸法	0.05-5.00 ClO <sub>2</sub>	58700 - 51	27709-00
11	六价铬	1,5-二苯卡巴肼法	0.01-0.70	58700 - 17	12710-99
12	铜	双锌可宁酸盐法	0.04-5.0	58700 - 19	21058-69
13	氟化物	SPANDS法	0.1-2.0	58700 - 05	25060-25
14	铁	FerroVer 法	0.02-5.00	58700 - 22	21057-69
15	铁	TPTZ 法	0.01-1.70	58700 - 16	26087-99
16	铅	快速柱萃取法	5-150 µg/L	58700 - 21	23750-00
17	锰—低量程	PAN 法	0.01-0.70	58700 - 18	26517-00
18	锰—高量程	高碘酸氧化法	0.2-20.0	58700 - 15	24300-00
19	钼酸盐	三元络合法	0.02-3.00/0.1-12.0 Mo	58700 - 10	24494-00
20	镍/钴	PAN 法	镍: 0.01-1.0 钴: 0.02-2.0	58700 - 20	26516-00
21	硝酸盐	镉柱还原法	0.4-30.0 NO <sub>3</sub> -N	58700 - 02	21061-69
22	溶解氧	HRDO 法	0.2-10.0	58700 - 03	25150-25
23	臭氧	靛蓝三磺酸盐法	0.01-0.25/0.1-0.75	58700 - 04	25160-25(LR) 25170-25(HR)
24	土壤中的PCB	免疫管法	阈值: 1, 5, 10, 50 ppm	27734 - 00	27735-00
25	磷酸盐	PhosVer 3	0.02-3.0 PO <sub>4</sub>	58700 - 06	21060-69
26	有机磷酸盐	PhosVer3 紫外消解法	0.1-2.5/1-125 PO <sub>4</sub>	58700 - 07	24297-00
27	硅	硅钼酸盐法	1-100 SiO <sub>2</sub>	58700 - 34	24296-00
28	硫酸盐	比浊法	2-70	58700 - 29	21067-69
29	土壤中的总石油烃 (TPH)	免疫管法	阈值: 20,50, 100, 200 ppm	27750 - 00	27743-00
30	水中的总石油烃 (TPH)	免疫管法	阈值: 2, 5, 10, 20ppm	27742- 00	27743-00
31	锌	锌试剂法	0.02-3.0	58700 - 09	24293-00



Be Right™



## DR1010 COD测定仪



哈希公司的DR1010 COD测定仪是专门根据中国用户的水质情况、使用习惯及法规要求而开发的一款光度法COD测定仪，满足实验室的日常测定要求，同时支持现场测定。该仪器符合环保系统快速消解分光光度法COD测定标准的要求，同时支持哈希公司经典的2小时消解COD测定方法。仪器内置标准COD测试曲线并支持用户自建曲线。

DR1010 COD测定仪秉承哈希公司一贯严谨的产品开发风格，具有符合标准、高精度、高使用灵活性的特点。

### 技术指标

波长范围:	420nm和610nm
波长精度:	±1nm
波长选择:	根据测量程序号自动选择
光度测量线性:	±0.002 A (0-1 A)
光度测量重复性:	±0.005A (0-1 A)
光度测量精度:	在额定的1.0ABS下为±0.005A
光漂移量:	400nm时, 小于1.0%
检测器:	硅光电二极管
电池电源:	190~240VAC/50Hz输入或者4节AA碱性电池
环境:	设计满足IP41标准
读数模式:	%透光率, 吸光度, 浓度
外部输出:	使用RS232串口和微型打印机或计算机通讯

### 订购指南

订货号	描述
9185000	DR1010包括: DR1010主机, 电源适配器, 数据传输电缆, 仪器操作手册 (含快速参考卡)、仪器方法手册、合格证
9185700	DR1010仪器套装一包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套 (15孔)
9185800	DR1010仪器套装二包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套, 瓶口分液器2支, 高量程大瓶装试剂一套, 空试管一盒25支, 试管帽一盒25个
9185900	DR1010仪器套装三包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套, 瓶口分液器2支, 低量程大瓶装试剂一套, 空试管一盒25支, 试管帽一盒25个
9186000	DR1010仪器套装四包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套, 瓶口分液器3支, 高量程大瓶装试剂一套, 低量程大瓶装试剂一套, 空试管一盒25支, 试管帽一盒25个
9300100	DR1010 eco套装二包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套, 高量程大瓶装试剂一套, 空试管一盒25支, 试管帽一盒25个
9300200	DR1010 eco套装三包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套, 低量程大瓶装试剂一套, 空试管一盒25支, 试管帽一盒25个
9300300	DR1010 eco套装四包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套, 高量程大瓶装试剂一套, 低量程大瓶装试剂一套, 空试管一盒25支, 试管帽一盒25个

### 相关附件

订货号	描述
2517600	COD试管, 16mm×100mm, 带试管盖, 25支/包
2241125	COD试管盖, 25个/包
9185400	瓶口分液器, 0~5毫升可调体积
1451536	容量移液管, A类, 2.00 mL, 用于取样品
2968000	高量程大瓶装试剂一套
2967900	低量程大瓶装试剂一套



Be Right™

## 化学需氧量（COD）分析系统



哈希公司的COD分析系统组成

化学需氧量（Chemical Oxygen Demand, 即 COD），是指在强酸并加热条件下，用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量，以氧的mg/L来表示。化学需氧量常作为评价有机物相对含量的综合指标，CODCr是我国实施排放总量控制的指标之一。

哈希公司开发的 COD 微回流测试法，操作过程简单、快速、经济，测试结果与传统滴定法具有良好的比对性，而且可将COD测试过程产生的二次污染降到最低限度。哈希公司可提供COD微回流测试法的完整分析方案，该方案包括哈希的分光光度计/比色计，DRB200消解器以及配套的哈希COD预制试剂等。其主要特点如下：

- 无需配制试剂：COD分析所需的化学组份按一定比例制备而成的预制试剂管可大大节省试剂配制所需的时间；
- 节省时间：整个分析过程，包括水样的消解，比色测定等步骤，所需时间小于3小时；
- 紧凑的消解装置：哈希公司开发的COD消解套DRB200替代了传统的COD电炉回流装置，可同时消解多达30个水样；
- 对环境产生的二次污染小：微回流法只需要少量试剂，精心设计的试剂管可防止有机物的挥发以及样品的逸出，确保了消解过程的安全性；
- 操作简单、易学：图文并茂的操作指南便于在较短时间内掌握COD的分析方法。

### 哈希COD微回流法分析步骤

#### (1) 试剂、水样的准备

每支COD预制试管中已含有COD分析所需的试剂成分，拧开瓶盖后，加入2mL水样，拧紧瓶盖（当使用0-15000mg/L的COD预制试管时，只需加入0.2mL的水样）。

#### (2) 水样消解

将已加入水样的COD预制试管放入COD消解器DRB200中，根据试剂的要求选择合适的消解温度及时间进行加热回流，消解过程结束后，DRB200消解器可自动关闭。从DRB200消解器中取出COD测试管，冷却至室温。

#### (3) COD比色法测定

开启哈希公司的分光光度计或比色计（DR6000/DR3900/DR2800/DR2700/DR890/DR850/DR1010，在主菜单中选择相应的COD测试程序，无需建立标准曲线，只需将测试管放入仪器中即可读出以浓度单位表示的COD值，记录实验结果。



Be Right™

## 哈希COD微回流法分析系统简介

哈希公司提供的COD微回流法分析系统，包括了哈希的分光光度计/比色计、消解器以及配套的COD预制试剂。

### (1) 哈希系列分光光度计/比色计

哈希公司根据不同类型的客户，可提供多种型号的分光光度计和比色计进行COD的测定，这些仪器包括：DR6000紫外—可见分光光度计，DR3900台式可见分光光度计、DR2800便携式分光光度计、DR2700便携式分光光度计、DR890便携式比色计、DR850便携式比色计、DR1010 COD测定仪等。以上各型号仪器的特点、技术参数及订货信息，请参考本样本中分光光度计/比色计的相关章节。

不同型号的仪器可测量的COD范围会有所不同，请参考表4。



表4 哈希分光光度计/比色计的COD测量范围

测量范围 (mg/L)		DR6000	DR3900	DR2800	DR2700	DRB90	DR850	DR1010
CODcr预制试剂 (150°C, 2小时)	0.7-40	●	●	●				
	3 -150	●	●	●	●	●		●
	20 -1500	●	●	●	●	●	●	●
	200 -15000	●	●	●	●	●	●	●
20分钟消解COD预制管 试剂 (165°C, 20分钟)	15 -150	●	●	●	●	●		●
	100 -1000	●	●	●	●	●	●	●
无汞消解法COD预制试剂 (150°C, 2小时)	25 -1000	●	●	●				

### (2) 哈希DRB200消解器

DRB200消解器是哈希公司新近开发的消解装置，可进行COD、TOC、总磷、总氮等水样的消解过程，消解时间及消解温度可分别在 37-165°C、0-480分钟的范围选择。根据用户的需求，可在DRB200消解器中配置一个加热块或两个独立的加热块，加热块中的消具有3种尺寸规格，分别是适用于带条形码的TNTplus预制试剂 (13mm)，适用于普通的TNT预装管 (16mm)，适用于金属消解预处理的预装管 (20mm)。

具体的订购信息请参考表5。



表5 DRB200消解器的类型及订购信息

订货号	加热块个数	13mm孔的数量	16mm孔的数量	20mm孔的数量
LTG082.03.30003	1	/	9	2
LTG082.03.40003	1	/	15	/
LTG082.03.42003	2	/	21	4
LTG082.03.44003	2	/	30	/
DRB200-05	1	9	/	2
DRB200-06	2	21	/	4
DRB200-07	2	30	/	/
DRB200-08	2	12	/	8



Be Right™

消解器消解孔的适配器：

28958-05：可将16mm孔转换为13mm孔，用于消解TNTplus预制试剂。

HHA155：可将20mm孔转换为16mm孔。

DRB200 消解器的技术参数：

加热速度：在10min内可由20℃加热到150℃

温度稳定性：±2℃

已存储程序：COD程序（150℃，120min）；  
 100℃程序（100℃，30/60/120min）；  
 105℃程序（105℃，30/60/120min）；  
 150℃程序（150℃，30/60/120min）；  
 165℃程序（165℃，30/60/120min）；

电源要求：100-240V，50/60Hz

操作环境：10-45℃，最大湿度90%，无冷凝现象

### (3) 哈希的COD预制试剂管

根据不同客户的需求，哈希公司可提供不同类型及多种量程范围的COD预制试剂管，具体的试剂类型及订货号请参考表6。

表6 哈希的COD预制试剂

	订货号	量程范围 (mg/L)	试剂管数/包
标准方法 (150℃, 2小时)	24159-25	200-15000	25 (16mm)
	24159-15	200-15000	150 (16mm)
	21259-25	20-1500	25 (16mm)
	21259-15	20-1500	150 (16mm)
	21258-25	3-150	25 (16mm)
	21258-15	3-150	150 (16mm)
	24158-25	0.7-40	25 (16mm)
	24158-15	0.7-40	150 (16mm)
	TNT823	200-15000	25 (13mm)
	TNT822	20-1500	25 (13mm)
	TNT82206	20-1500	150 (13mm)
	TNT821	3-150	25 (13mm)
	TNT82106	3-150	150 (13mm)
	TNT820	1.0-60	25 (13mm)
	TNT82006	1.0-60	150 (13mm)
快速法 (165℃, 20分钟)	2038225	15-150	25 (16mm)
	2038215	15-150	150 (16mm)
	2038325	100-1000	25 (16mm)
	2038315	100-1000	150 (16mm)
无汞消解法 (150℃, 2小时)	TNT825	25-1000	25 (13mm)

备注：1. “试剂管数”一列，括号内的数字为试剂管的管径，便于用户选择合适的消解器。

2. DR6000/DR3900/DR2800可使用带条形码的TNTplus™COD预制试管，其管径为13mm。

3. 20分钟消解法需要对相应光度计进行软件升级，详细方法请联系哈希服务热线或登录官网查询。



Be Right™

# Quantab®快速氯离子测试试纸

## —COD分析的信心保证

根据GB11914-89和HJ/T399-2007标准，水中的氯离子对COD测定产生正干扰，尤其是对于低浓度的COD测定，其干扰是非常严重的。因此，预先了解样品中氯离子的浓度对COD的分析是非常重要的。

传统的氯离子测试过程繁琐，操作复杂。哈希公司采用独特的试纸技术，开发出Quantab®快速氯离子测试试纸，可快速准确地测定水样中的氯离子浓度。

使用哈希Quantab®快速氯离子测试试纸，只需简单的三个步骤（浸入水中、取出、读数），即可在5min内直接得到可靠的测试结果，使您第一时间了解水样中氯离子对COD的干扰程度，有助于判断是否需要样品进行某些预处理（稀释或加入 $\text{HgSO}_4$ ），从而对您的COD的分析准确度更有信心！



### 订购指南

货号	量程 (mg/L)	测试次数
27449-40	30-600	40
27513-40	300-6000	40

### 氯离子试纸使用说明：



- 1、打开瓶盖取出试纸，并立即盖紧盖子。
- 2、把试纸插入盛有水样的烧杯中。
- 3、通过虹吸作用，使试纸条的内芯充分吸入溶液，当上端的黄色线条变黑后，反应结束。
- 4、将试纸取出，读取试纸内芯颜色变白色的顶端刻度值，然后从瓶子上的换算表格，读出最终的氯离子浓度。



Be Right™



## 分光光度计及比色计测量参数列表

表7 分光光度计及比色计测量参数列表

参数及测量范围 (mg/L)	DR6000	DR3900/ DR2800	DR2700	DR890	DR850	DR820	试剂货号	备注
甲草胺	-	●	●	●			28130-00	免疫管法
铝	0.008-0.800	●	●	●	●	●	22420-00	
	0.002-0.250	●	●	●			26037-00	
	0.02-0.50	●	●				TNT848	
砷	0-0.200	●	●	●			14571-42; 134-49; 14580-42; 14568-42; 14469-49; 14476-24; 14569-42; 795-01.	需另配: 棉球(2572-01); 砷蒸馏装置(22654-00); 通用蒸馏装置(22653-00); 蒸馏加热装置(22744-02); 25mL方形比色池(26126-02)
阿特津, 莠去津(除草剂)	-	●	●	●			27627-00	免疫管法
钡	2-100	●	●	●			12064-99	
苯并三唑, 甲苯并三唑	1.0-16.0(苯并三唑), 1.0-20.0(甲苯并三唑)	●	●	●	●		21412-99	需另配:紫外灯(20828-02); 带25mL刻度的样品池17042-00 (比色计不需要)
硼	0.2-14.0	●	●	●			14170-99	
溴	0.05-4.50	●	●	●	●	●	21056-69	
一氯胺	0.1-10.0 (Cl <sub>2</sub> )	●	●	●			28051-45	
	0.04-4.50 (Cl <sub>2</sub> )	●	●	●	●	●	28022-46	需另配流通池, 订货信息详见相应产品的订购指南
氯化物	0.1-25.0	●	●	●			23198-00	
二氧化氯	0.04-5.00	●	●	●	●	●	27709-00	
	1-50 (直读)	●	●		●		-	
	5-1000(直读)	●	●	●			-	
	0.01-1.00	●	●	●			22423-00	
游离余氯	0.02-2.00	●	●	●	●	●	21055-69	
	0.02-2.00	●	●	●			25569-00	需另配流通池, 订货信息详见相关产品的订购指南
	0.04-4.50	●	●	●	●	●	28022-99	需另配流通池, 订货信息详见相应产品的订购指南
	0.05-2.00	●	●				TNT866	靛酚法
	0.1-10.0	●	●	●	●	●	14070-99	需另配流通池, 订货信息详见相应产品的订购指南
	0.09-5.00	●	●	●	●	●	21055-45	
总余氯	0.02-2.00	●	●	●	●	●	21056-69	
	0.02-2.00	●	●	●			25570-00	需另配流通池, 订货信息详见相关产品的订购指南
	0.1-10.0	●	●	●	●	●	14064-99	需另配流通池, 订货信息详见相应产品的订购指南
	2-500µg/L	●	●	●			25630-00	需另配流通池, 订货信息详见相应产品的订购指南
	0.09-5.00	●	●	●	●	●	21056-45	
余氯&总氯	0.05-2.00	●	●				TNT866T	



## 分光光度计及比色计测量参数列表

表7 分光光度计及比色计测量参数列表(续)

参数及测量范围 (mg/L)		DR6000	DR3900/ DR2800	DR2700	DR890	DR850	DR820	试剂货号	备注
六价铬	0.010-0.700	●	●	●	●			12710-99	
总铬	0.01-0.70	●	●	●	●			22425-00	需另配25mL样品瓶(24019-06), DR890 无需配。
六价铬&总铬	0.03-1.00	●	●					TNT854	
钴	0.01-2.00	●	●	●				26516-00	
镉	0.7-80.0µg/L	●	●	●				22422-01	
色度	3-200度	●	●					—	需另配5cm光程的矩形比色池(26292- 50);水样浑浊时需经0.45µm的滤膜过 滤
	15-500度	●	●	●	●			—	水样浑浊时需经0.45µm的滤膜过滤
铜	0.04-5.00	●	●	●	●			21058-69	
	0.1-8.0	●	●					TNT860	若需检测总铜, 需另购样品制备试剂 TNT890; DRB200消解器需要配备 20mm及13mm的消解孔
	2-210µg/L	●	●	●	●			26033-00	
氰化物	0.002-0.240	●	●	●	●	●		24302-00	若要蒸馏, 需另配: 通用蒸馏装置(22653-00); 氰化物蒸馏装置(22658-00); 加热装置(22744-02); 实验室自升式平台(22743-00)
氰尿酸	5-50		●	●	●	●	●	2460-66	
氟化物	0.02-2.00	●	●	●	●	●		444-49	
甲醛	3-500µg/L	●	●	●				22577-00	
硬度	0.05-4.00 CaCO <sub>3</sub>	●	●	●	●	●	●	23199-00	
总硬度	8-1000µg/L CaCO <sub>3</sub>	●	●	●				26031-00	需配1英寸方形带盖塑料样品池 24102-12
	4-1000µg/L CaCO <sub>3</sub>	●	●	●				25895-49 + 25896-36	需另配流通池, 订货信息详见相关产品的订 购指南
联氨	4-600µg/L	●	●	●	●			1790-32	
碘	0.07-7.00	●	●	●				21056-69	
铁	0.009-1.400	●	●	●	●			2301-66	
	0.009-1.400	●	●	●				2301-49	需另配流通池, 订货信息详见相关产品的订 购指南
	0.2-6.0	●	●					TNT858	若需测总铁, 需另购样品制备试剂 TNT890, DRB200消解器需要配备20mm 及13mm的消解孔; 若样品色度及浊度较高, 可另购空白试剂 TNT919
亚铁	0.02-3.00	●	●	●	●	●	●	1037-69	
总铁	0.01-1.80	●	●	●	●	●		25448-00	
	0.02-3.00	●	●	●	●	●	●	21057-69	
	0.012-1.800	●	●	●	●	●		26087-99	
铅	5-150µg/L	●	●	●				23750-00	
	3-300µg/L	●	●	●				22431-01	



# 多参数水质分析仪—分光光度计/比色计系列产品及试剂

表7 分光光度计及比色计测量参数列表(续)

参数及测量范围 (mg/L)		DR6000	DR3900/ DR2800	DR2700	DR890	DR850	DR820	试剂货号	备注
锰	0.1-20.0	●	●	●	●	●	●	24300-00	
	0.006-0.700	●	●	●	●			26517-00	
汞	0.1-2.5μg/L	●	●	●				26583-00	需配冷蒸汽汞装置 (26744-00) 真空泵 (28248-02) 及温度计 (26357-00)
钼酸盐	0.2-40.0 Mo	●	●	●	●			26041-00	
	0.02-3.00 Mo	●	●	●	●	●		24494-00	
镍	0.02-1.80	●	●	●				22435-00	
	0.006-1.000	●	●	●	●			26516-00 22426-00 (DR890)	
	0.1-6.0	●	●					TNT856	若需检测总镍, 需另购样品制备试剂TNT890; DRB200消解器需配备20mm及13mm的消解孔
硝酸盐	0.3-30 NO <sub>3</sub> -N	●	●	●	●	●	●	21061-69	
	0.1-10.0 NO <sub>2</sub> -N 0-5.0 NO <sub>3</sub> -N (DR890)	●	●	●	●			21061-69	
	0.1-10.0 NO <sub>2</sub> -N (UV直 读法)	●						-	
	0.01-0.50 NO <sub>3</sub> -N	●	●	●	●	●	●	24298-00	
	0.2-30.0 NO <sub>3</sub> -N	●	●	●	●			26053-45	
	0.23-13.5 NO <sub>3</sub> -N	●	●					TNT835	
	5-35 NO <sub>3</sub> -N	●	●					TNT836	
总碱度	25-400 CaCO <sub>3</sub>	●	●					TNT870	
亚硝酸盐	0.002-0.300mg/LNO <sub>2</sub> -N	●	●	●				21071-69	
	0.005-0.35mg/LNO <sub>2</sub> -N				●	●	●	21071-69	
	2-150mg/L NO <sub>2</sub> -N				●			21075-69	
	2-250mg/L NO <sub>2</sub> -N	●	●	●				21075-69	
	0.003-0.500mg/L NO <sub>2</sub> -N	●	●	●	●	●	●	26083-45	
	0.015-0.600mg/L NO <sub>2</sub> -N	●	●					TNT839	
	0.6-6.0mg/L NO <sub>2</sub> -N	●	●					TNT840	
氨氮	0.02-2.50mg/L NH <sub>3</sub> -N	●	●	●	● (无纳氏法)	● (无纳氏法)		24582-00 (纳氏法) 26045-45 (水杨酸法)	水样浑浊时, 纳氏法需蒸馏预处理, 配置通用型蒸馏装置 (22653-00) 及加热装置 (22744-02)
	0.01-0.50mg/L NH <sub>3</sub> -N	●	●	●	●	●		26680-00	
	0.4-50.0mg/L NH <sub>3</sub> -N	●	●	●	●	●		26069-45	干扰严重时需要蒸馏, 通用型蒸馏装置 (22653-00) 及加热装置 (22744-02)
	2-47mg/L NH <sub>3</sub> -N	●	●					TNT832	
	0.015-2.00mg/L NH <sub>3</sub> -N	●	●					TNT830	
	1-12mg/L NH <sub>3</sub> -N	●	●					TNT831	
游离氨	0.0-0.50 mg/L NH <sub>3</sub> -N	●	●	●	●	●		28797-00	需另配流通池, 订货信息详见相应产品的订购指南
总氮	5-40mg/L N	●	●					TNT827	需要DRB200配备直径20mm及13mm的消解孔
	2-150mg/L N 10-150mg/L N (DR890)	●	●	●	●			27141-00	
	0.5-25.0mg/L N	●	●	●	●			26722-45	
	1-16mg/L N	●	●					TNT826	需要DRB200配备20mm及13mm的消解孔
	20-100mg/L N	●	●					TNT828	需要DRB200配备直径20mm及13mm的消解孔
总无机氨	0.2-25.0mg/L N	●	●	●	●	●		26049-45+26045-45	



Be Right™

# 多参数水质分析仪—分光光度计/比色计系列产品及试剂

表7 分光光度计及比色计测量参数列表(续)

参数及测量范围 (mg/L)		DR6000	DR3900/ DR2800	DR2700	DR890	DR850	DR820	试剂货号	备注
总凯氏氮	1-150mg/L	●	●	●	●			24953-00	需配总凯氏氮消解装23130-21)
	0-16mg/L (亚硝氮可忽略时)	●	●					TNT880	DRB200消解器需配备20mm及13mm的消解孔
有机物, 紫外吸收	N/A	●						-	水样需要0.45微米膜过滤
总有机碳 (TOC)	100-700mg/L C	●	●	●				27604-45	
	20-700mg/L C				●	●			
	0.3-20.0mg/L C	●	●	●	●	●		27603-45	
	15-150mg/L C	●	●	●	●	●		28159-45	
化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> )	3-150mg/L COD	●	●	●	●			21258-25	需另配DRB200消解器
	20-1500mg/L COD	●	●	●	●	●		21259-25	
	200-15000mg/L COD	●	●	●	●	●		24159-25	
	0.7-40mg/L COD	●	●					24158-25	
	1-60mg/L COD	●	●					TNT820	
	3-150mg/L COD	●	●					TNT821	
	20-1500mg/L COD	●	●					TNT822	
	250-15000mg/L COD	●	●					TNT823	
	25-1000mg/L COD	●	●					TNT825	无汞试剂消解法, 需另配DRB200消解器
	15-150 mg/L	●	●	●	●			2038225	165°C 20min快速消解法, 需另配DRB200消解器
100-1000 mg/L	●	●	●	●	●		2038325		
溶解氧	10-1000µg/L O <sub>2</sub>				●	●		25010-25	
	6-800µg/L O <sub>2</sub>	●	●	●				25010-25	DR6000/DR3900/DR2800/270需另配10mL带盖样品池24276-06, 比色计无需配
	0.3-15.0mg/L O <sub>2</sub>	●	●	●	●	●	●	25150-25	
	1.0-40.0mg/L O <sub>2</sub>	●	●	●				25150-25	
除氧剂	5-600µg/L 碳酰肼	●	●	●	●			24466-00	需另配25mL的样品池24019-06 (DR890不需要)
	3-450µg/L DEHA	●	●	●	●				
	9-1000µg/L 对苯二酚	●	●	●	●				
	13-1500µg/L 异抗坏血酸	●	●	●	●				
	15-1000µg/L 甲乙酮肟	●	●	●	●				
臭氧	0.01-0.25mg/L O <sub>3</sub>	●	●	●	●	●		25160-25	
	0.01-0.75mg/L O <sub>3</sub>	●	●	●	●	●		25170-25	
	0.01-1.50mg/L O <sub>3</sub>	●	●	●	●	●		25180-25	
土壤中多氯联苯 (PCB)	1-5mg/L; 10~50mg/L	●	●	●				277 35-00+ 27752-00	免疫管法, 另外需要多种配件, 具体请参考方法手册。
挥发酚	0.002-0.200mg/L	●	●	●				22439-01	存在干扰时需要蒸馏, 需另配通用型蒸馏装置 (22653-00)热装置 (22744-02)。
磷酸盐	紫外消解法 (多个量程0.02-2.50或1.0-125.0)	●	●	●	●	●		24297-00	需另配25mL的带盖样品瓶 (17042-00)紫外灯 (20828-02) DR800系列无需配样品瓶
	0.07-5.0 PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>				●	●		27427-45	
正磷酸盐 (活性磷)	0.06-3.50 PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	●	●	●					
	0.23-30.00 PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	●	●	●	●	●	●	22441-00	
	0.3-45.0 PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	●	●	●	●	●		20760-32	
	1.0-100.0 PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	●	●	●	●	●		27673-45	
	19-3000 ug/L PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	●	●	●				26786-00	需另配流通池, 订货信息详见相关产品的订购指南
	0.06-5.00 PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	●	●	●	●	●		27425-45	
	0.02-2.50 PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	●	●	●	●	●		21060-69	高浊度/色度水样最好另外配预处理粉枕试剂 (14501-99)
5.0-90.0 PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	●	●	●				TNT846	高浊度/色度水样最好另外配空白样品瓶 (TNT919) 做样品空白。	



Be Right™

# 多参数水质分析仪—分光光度计/比色计系列产品及试剂

表7 分光光度计及比色计测量参数列表(续)

参数及测量范围 (mg/L)		DR6000	DR3900/ DR2800	DR2700	DR890	DR850	DR820	试剂货号	备注
总磷	0.06-3.50 PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	●	●	●	●	●		27426-45	
	1.0-100.0 PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	●	●	●	●			27672-45	
活性磷&总磷	0.15-4.50 PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	●	●					TNT843	
	1.5-15.0 PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	●	●					TNT844	
	6-60 PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	●	●					TNT845	
钾	0.1-7.0	●	●	●				24591-00	
季铵盐	0.2-5.0 CTAB	●	●	●				24592-00	需另配: 25mL的样品瓶 (17042-00); 由于该方法使用后的样品池容易形成一层粉色或紫色的物质, 用哈希的Alconox清洗剂 (20880-00) 清洗更方便。
硒	0.01-1.00	●	●	●				22442-01	需另配25mL的带盖比色池26126-02.
硅	1-75 SiO <sub>2</sub>				●			24296-00	
	3-200 SiO <sub>2</sub>				●			22443-00	
	1.0-100.0 SiO <sub>2</sub>	●	●	●				24296-00	
	0.01-1.60 SiO <sub>2</sub>	●	●	●	●	●		24593-00	
	3-1000 ug/L SiO <sub>2</sub>	●	●	●				25535-00	需另配流通池, 订货信息详见相关产品的订购指南
银	0.005-0.700	●	●	●				22966-00	存在氰化物、硫代硫酸盐、有机物质等干扰因素时, 需要对样品进行消解。请配置哈希的Digesdahl消解装置23130-21及安全挡板50040-00.
硫酸盐	5-70				●	●	●	21067-69	
	2-70	●	●	●					
	40-150	●	●					TNT864	
	150-900	●	●					TNT865	
硫化物	0.01-0.7 S				●	●		22445-00	
	5-800 ug/L S	●	●	●					
亚硫酸盐	0.10-5.0	●	●	●				HPT430	试剂只适用于欧洲
阴离子表面活性剂(洗涤剂)	0.002-0.275 LAS	●	●	●	●	●		24468-01	必须配25mL的带盖比色池26126-02.
悬浮固体	5-750	●	●	●	●	●		-	
单宁酸和木质素	0.1-9.0	●	●	●	●	●		22446-00	
毒性	0-100% 抑制率	●	●	●	●	●		25972-00	需另配培养器 (22814-00)
土壤中的总石油烃 (TPH)	免疫管法	●	●	●				27743-00	需另配土壤提取组件 (27752-00).
水中的总石油烃 (TPH)	免疫管法	●	●	●				27743-00	
三卤甲烷	10-600 ug/L CHCl <sub>3</sub>	●	●	●				27908-00	需另配带盖样品池 (24276-06).
挥发性酸	27-1800 CH <sub>3</sub> COOH	●	●	●	●	●	●	22447-00	需另配带盖样品池 (24019-06).
	50-2500 CH <sub>3</sub> COOH	●	●					TNT872	
锌	0.01-3.00	●	●	●	●	●		24293-00	



Be Right™



## 分光光度计所用化学试剂

“预制试剂”是指各种包装的即开即用型化学试剂包或化学试剂套装，使用时无需进行繁琐的称量稀释等化学试剂配制工作，有别于常规分析试剂，比如分析纯的硫酸等原料试剂，还需要经过复杂的配制过程才能用于测试，因而预制试剂的使用节省了用户宝贵的时间和人力资源；由于严格的质量管理和先进的生产工艺，更为精确的化学分析提供了可靠的质量保障。预制试剂的使用已为广大中国用户提供了更加方便、周到、准确的测试体验，比如与哈希公司应急监测仪器的配套使用，更成为中国环境现场应急监测的首选。

哈希公司提供的DR系列分光光度计和比色计配合预制试剂使用，为用户提供更加方便、周到、准确的测试体验：分析过程中只需将规定量的水样注入试剂或将试剂溶解在规定量的水样中，按程序操作后，将样品瓶放入分光光度计或比色计中（预存有标准曲线）直接读数便可得到精确的测试结果。预制试剂的使用无需繁琐的化学试剂配制工作以及标准曲线的制作过程，既减轻了劳动强度，又保证了数据的准确可靠。哈希公司预制试剂包括：一次性包装的粉枕试剂、预装管试剂、带有条形码的预装管试剂、安瓿瓶试剂以及大瓶装预制试剂，均可以配合哈希公司分光光度计和比色计进行水样分析。

### 粉枕试剂 (Reagent Set)



- 易得到精确的结果：HACH公司通过严格的质量管理和先进的生产工艺，保证每个批次的试剂都具有良好的重现性
- 较小的废液处理量：由于预制试剂为每种特定反应提供了准确剂量的试剂，所以没有过量

的试剂需要处理，因此可以降低废液处理的费用，减少与有毒化学品接触的机会

- 一次性包装：每次测量只需一个粉枕包，无需繁琐的试剂配制过程，简化了试验的操作；一次性包装技术延长了试剂的使用寿命，避免环境和操作过程对试剂的影响
- 性价比高

#### 粉枕试剂的使用方法：

- 按照仪器分析操作手册，选取正确的操作程序，按步骤进行：
1. 分别向比色皿中加入水样（有时要进行预处理）和去离子水，贴上水样和空白的标签。
  2. 分别向比色皿中加入粉枕试剂，反应一段时间后，即可放在分光光度计或比色计上进行测量（有些参数需加入二次粉枕或试剂）。
  3. 将标记空白的比色皿放入仪器进行零点校正，再将标记水样的比色皿放入仪器中测量，记录结果。

### 预装管试剂 (Test'N Tube)

- 精确制备的试剂：分装成一次实验的用量。
- 最小的处理量和最短的准备时间。
- 减少人工配制试剂的误差，以提供精确度高和重现性好的结果。
- 减少和避免使用危险化学试剂，例如氨氮测定不需汞等。
- 在加盖的试剂瓶中对反应后的样品进行处理，更加简单易行。
- 减少实验室产生的废液及由此带来的废液处理费用问题。



#### 使用方法：

只需将规定量的水样加入预装管中，并拧紧瓶盖，经过一段时间的反应，DR系列的分光光度计上就可以直接读出浓度值。

### 带有条形码的预管试剂 (TNTplus™)

- 预装试剂管带有条形码，仪器可自动识别信息，自动选择程序进行测试。
- 操作简单，测试结果准确。
- 适用于哈希DR2800、DR3900、DR5000和DR6000。

#### 使用方法：

所需要做的就是将准备好的试剂管插入仪器中，剩下的工作交给“条形码”：



- 选择相应测试方法
- 检验标准曲线
- 调整相应波长，进行测试
- 计算并显示结果

### 安瓿瓶试剂

#### (Amplus, AccuVer)



- 高质量的玻璃质安瓿瓶：特定体积的玻璃质安瓿瓶为每种特定反应提供了准确剂量的试剂，而且安瓿瓶可作为比色皿直接比色。
- 真空包装：安瓿瓶在真空条件下密封，保证了试剂的稳定性，并且最大限度使试剂与空气和其他污染物隔绝。

#### 安瓿瓶的使用方法：

1. 将安瓿瓶放入起瓶器中，然后一同放入水样中，用拇指按下安瓿瓶底，折断安瓿瓶的瓶颈，由于安瓿瓶为真空包装，水样虹吸进入瓶体，然后混匀水样与试剂，等待反应完成或试剂显色。
2. 真空包装的安瓿瓶与HACH公司的分光光度计/比色计匹配使用，能在显色后放入仪器中直接读数。（注：AccuVer表明该参数可使用安瓿瓶结合仪器法测定。）

### 大瓶装预制试剂

- 易得到精确的结果：HACH公司通过严格的质量管理和先进的生产工艺，保证每个批次的试剂都具有良好的重现性
- 较小的废液处理量：由于预制试剂为每种特定反应提供了准确剂量的试剂，所以没有过量的试剂需要处理，因此可以降低废液处理的费用，减少与有毒化学品接触的机会
- 大瓶包装：经济实惠

#### 综上，预制试剂的优越性

- 重现性好，确保测试精度
- 简化操作过程，即开即用，最大限度地缩短分析时间，提高工作效率
- 测试过程的方便性达至最佳
- 稳定性好，延长存放时间
- 作为绿色试剂，减少接触化学危险品的机会，确保操作人员的身体健康
- 最大限度地减少废液处理问题



Be Right™

## HQd系列台式/便携式多参数数字化分析仪

哈希公司的HQd系列数字化分析仪目前可检测11种参数，具有标准型、坚固型以及Ultra等多种电极选择。哈希公司的HQd数字化分析仪具有最大的测量灵活性，电极更换等操作非常简单，且可以自动识别电极。整套测量装置包含了各种 IntelliCAL™ 电极，可测量pH、电导率、溶解氧 (LDO)，LBOD，ORP以及钠、铵、氨、氟、硝酸盐、氯。



### 一机多用

一个分析仪可连接不同的电极。用于测定pH、ORP、钠、铵、氨、氟、硝酸盐、氯、电导率、溶解氧等。

### 多种测量方式

分析仪提供三种读数模式，可实现即按即读，间接读数、连续读数的测量。

### 人性化校正指南

HQd数字化分析仪的操作界面简单直观，具有校正指引和标准规程检查，从而大大减少校正错误，且简化了操作过程，校正状态指示灯和校正提醒确保能获得正确的校正结果。

### 完备的数据溯源

HQd系列的数字化分析仪能自动记录电极的序列号，当前的校正数据，用户ID，样品ID，时间，以及日期，保存在系统的数据日志中，每个测量数据都能与样品ID，用户ID，电极序列号等数据相关联，保证了完整的数据追溯性的报表监管。

### USB数据传输方式

分析仪提供USB数据接口，可将数据结果轻松传送到U盘及计算机中。


### 完全智能化软件系统

升级后的软件允许用户自定义pH标准溶液，即支持用户根据其拥有的任意pH标准溶液校正pH，而不仅仅局限于某几中固定的pH标准溶液。对于电导率，支持用户任意选择温度补偿的参考温度，而不仅仅局限于某固定温度下，对于溶解氧，当同时配备了电导率电极时，分析仪可自动根据所测得的盐度对溶解氧进行盐度校正，而无需手动输入。

### 实验室及现场共用

既可用于实验室分析，又可用于现场分析。分析仪和电极之间的所有连接都是安全且防水的，光线暗时，仪器屏幕可发出背景光，同时可以放大屏幕上显示的字体。另外，可选配坚固耐用的现场工具箱。这使得现场测量极为方便。

### 大屏幕、多参数、多项目显示

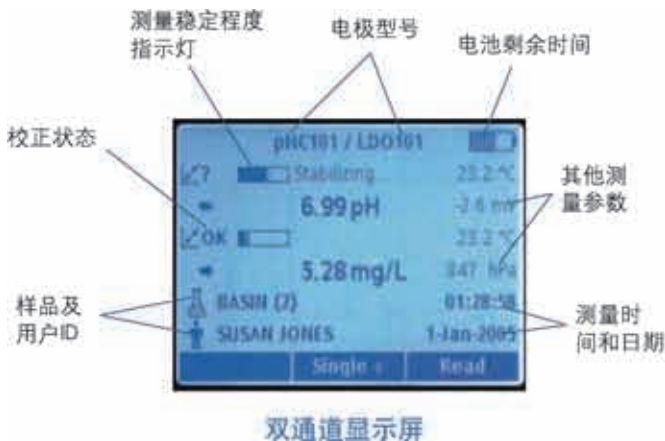

## 七种可供选择的分析仪型号

### HQ440d/HQ40d双通道输入多参数数字化分析仪

能过组合不同的电极，HQ440d/HQ40d可以测定pH、电导率、LDO、ORP和钠、铵、氟、硝酸盐、氯等参数。HQ440d配有USB和A/C适配器，以及现场使用包，含便携箱、保护套和取样量杯。

### HQ430d/HQ30d单通道输入多参数数字化分析仪

可与任意一个IntelliCAL电极连接的分析仪，可测定pH、电导率、LDO、ORP和钠、铵、氟、硝酸盐、氯等参数。

### HQ14d单通道输入专用分析仪

专用的分析仪为单参数检测提供了非常经济的选择。HQ14d可测量温度、电导率、电阻率、盐度和总溶解固体（TDS）。

### HQ411d/HQ11d单通道输入专用分析仪

专用的分析仪为单参数检测提供了非常经济的选择。HQ411d/HQ11d可测量参数：温度、pH和ORP。

## 多系列智能化电极



标准型电极：  
实验室使用



坚固型电极：  
现场使用



Ultra pH电极  
纯水使用

### 校正历史一直跟随电极

每一个IntelliCAL电极都能保存各自的校正历史和设置，使得电极之间的更换变得更简单，大大减少了电极更换和校正的工作量。

### 即开即用

出厂就校正好的IntelliCAL电极一打开包装就可以使用，无需校正，如果电极需要重新校正，分析仪会自动提醒使用者。

### IntelliCAL标准型电极

IntelliCAL标准型电极在3米水深中具有24小时的防水功能（充液式电极不可放进深水中）。其电缆长度可选择1到3米。

### IntelliCAL坚固型电极

IntelliCAL坚固型电极是为恶劣的测量环境而设计的。这种电极具有一个非常坚固的不锈钢外套以及聚合物传感器保护套，可在30米的水深中提供24小时的防水性能。具有加固型钢皮的缆线既耐用又便于管理。其电缆长度可选择5到30米。

### IntelliCAL Ultra 电极

IntelliCAL Ultra 电极是为一些非常规应用而设计的高性能电极。该电极具有最快的响应时间，最佳的准确和精确度。该电极属于充液式电极，不可放进深水中。其电缆长度可选择1到3米。





## LDO™ 便携式溶氧仪

LDO™便携式溶氧仪是哈希公司采用最新技术开发而成，适合于实验室和野外测试的两款便携式仪器。

### 溶解氧测量新技术 — 溶解氧的荧光法则测量

HACH公司的LDO溶解氧传感器被一层荧光物质所覆盖。当LED光源发出的蓝光照射到传感器表面的荧光物质时，荧光物质受到激发释放出红光，从发出蓝光到释放出红光的这段时间被记录下来，水中的氧气浓度越高，释放红光的时间就越短。在红光释放时间与溶解氧浓度之间建立相关性，仪器通过测定红光的释放时间计算出溶解氧浓度，进而在屏幕中直接显示出溶解氧浓度。

### 便携式LDO溶氧仪的优点：

在测量溶解氧的技术方面，带有LDO探头的便携式测定仪与传统的基于电流或机谱法德溶氧仪相比，具有诸多优点：

(1) 无需极化：在测量溶解氧时，LDO溶氧仪探头不需要极化时间。传统溶解氧探头在使用前通常有计划过程。

(2) 无需校准：LDO溶解氧探头在出厂前已经校准，因此用户使用时无需校准，可直接测量溶解氧浓度。而传统的溶解氧仪在使用时，通常有校准步骤，校准通过后，方可进行溶解氧的测定。

(3) 维护量低：LDO探头为无膜式探头，无需更换膜，组件，无需填充电解液，维护量大大降低，既节省了时间，又降低了用户的维护成本。

(4) 抗干扰能力强：LDO探头为无膜式探头，因此不受典型废水中化学物质的干扰。


(5) 耐用的荧光帽，荧光帽在被刮蹭或部分污染的情况下，仍能保持其准确度，清洗方便。

### 技术指标：

#### 便携式溶氧仪的技术参数

测量量程 0.01~20mg/L (ppm); 0~200% 饱和度

分辨率 0.01mg/L

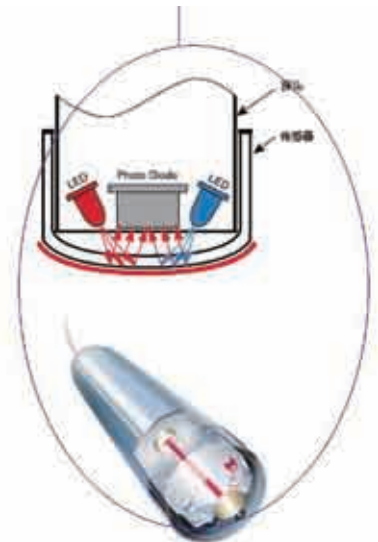

- 无膜
- 无校正
- 无维护
- 无干扰

EPA 推荐使用的  
LDO 检测方法

哈希公司是第一个开发采用荧光法测定溶解氧 (LDO) 分析仪的公司

引入LDO技术 (美国专利号#6,912,050) 之后，哈希公司在短短的2年时间内，成为了溶解氧分析领域的领导者。

超简单的操作、超快的分析速度以及超低的维护率令全世界的用户都振奋。

LBOD系统采用哈希公司突破性的专利技术—LDO电极可准确测定DO和BOD，且满足NPDES报告需求。由于不需要更换膜以及仪器不会中途停止工作，LBOD检测将会每年帮助用户节约15%的维护成本。



Be Right™

## HQd系列分析仪技术指标

	HQ11d(便携式) HQ411d(台式)	HQ14d(便携式)	HQ30d(便携式) HQ430d(台式)	HQ40d(便携式) HQ440d(台式)
电极连接口	1 (pH)	1 (电导率)	1 (pH, 电导率, O <sub>2</sub> , 离子选择性电极)	2 (pH, 电导率, O <sub>2</sub> , 离子选择性电极)
溶解氧(LDO)			●	●
量程			0.00-20.0mg/L;0-200%饱和度	
分辨率			0.01或0.1mg/L;0.1%饱和度	
准确度			± 1%量程	
压力补偿			自动	自动
pH	●		●	●
量程	0-14		0-14	0-14
分辨率(可选)	0.1/0.01/0.001		0.1/0.01/0.001	0.1/0.01/0.001
准确度	± 0.002		± 0.002	± 0.002
温度补偿	自动		自动	自动
ORP	●		●	●
量程	± 1500mV		± 1500mV	± 1500mV
分辨率	0.1mV		0.1mV	0.1mV
准确度	± 0.1mV		± 0.1mV	± 0.1mV
离子浓度(ISE)			●	●
量程			取决于ISE电极	
分辨率(可选)			0.1/0.01/0.001	
准确度			± 0.1mV	
温度	●	●	●	●
量程	-10~+110℃	-10~+110℃	-10~+110℃	-10~+110℃
分辨率	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃
准确度	± 0.3℃	± 0.3℃	± 0.3℃	± 0.3℃
电导率		●	●	●
量程		0.01μS/cm-200mS/cm		0.01μS/cm-400mS/cm
准确度		± 0.5% (1μS/cm-200mS/cm)		± 0.5% (1μS/cm -400mS/cm)
温度补偿		非线性(天然水满足DIN 38404以及EN ISO 7888) 非线性(NaCl), 线性相关系数【数值】%/℃无补偿		
电阻率		●	●	●
量程		2.5Ωcm- 49MΩcm	2.5Ω cm - 49MΩ cm	2.5Ω cm - 49MΩ cm
准确度		± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%





	HQ11d(便携式) HQ411d(台式)	HQ14d(便携式)	HQ30d(便携式) HQ430d(台式)	HQ40d(便携式) HQ440d(台式)
TDS		●	●	●
量程		0-50,000mg/L	0-50,000mg/L	0-50,000mg/L
准确度		±0.5 (在量程范围内)		
盐度		●	●	●
量程		0-42 (g/kg, ‰, 无单位)		
分辨率		最高 0.01ppt	最高 0.01ppt	最高 0.01ppt
准确度		±0.1mg/L, 小于 8mg/L时	±0.1mg/L, 小于 8mg/L时	±0.1mg/L, 小于 8mg/L时
自动读数	●	●	●	●
自动校正 自动识别缓冲液			pH:IUPAC 1.679;4.005;7.000;10.012 DIN 1.09;4.65;9.23 彩色编码 4, 7, 10	
		电导率Demal(1D;0.1D;0.01D) Molar(0.1M;0.01M;0.001M) NaCl(0.05%;25µS/cm;1000µS/cm;18mS/cm) 用户自定义; 标准海水		
校正点 校正和验证标准 提醒	最多4个点	1个点	pH最多4个点 电导率1个点 O <sub>2</sub> 1个点	pH最多4个点 电导率1个点 O <sub>2</sub> 1个点 ISE最多5个点
分析仪接口	带防水功能的USB接口, 可用于打印机、电脑、键盘和USB闪存 (除HQ40d外, 其它型号需选配)			
密码保护	●	●	●	●
数据管理	GLP数据管理方式			
数据存储	500个读数; 可以手动或自动存储数据			
样品 ID和 操作者 ID	阿拉伯数字: 最多12个字符; 12个样品名称以及20个用户名称 自动记录样品序号 (0-999)			
测量模式	手动、间隔、连续; 分析方法可编辑			
显示	背光式图形显示; 240×160像素; 自动关机的省电模式; 可显示时间和日期			
电源	115V-250V或4节AA电池			
保护等级	IP67			
尺寸、重量	95×197×36mm(H×W×L), 323g(无电池)			



### HQd系列便携式数字化分析仪订购指南

请根据如下订购指南选择合适的订购号：

HQ	xx	D	53	xxx	xxx
----	----	---	----	-----	-----

#### 分析仪

40	HQ40D双通道多参数分析仪(用于测定pH, ORP, 电导率, 离子强度和溶解氧)
30	HQ30D 单通道多参数分析仪(用于测定pH, ORP, 电导率和溶解氧)
14	HQ14D 单通道电导率仪(用于测定电导率)
11	HQ11D 单通道pH计(用于测定pH, ORP)

#### 电极/传感器1

000	无电极
101	PHC 101 标准型, pH凝胶电极, 电缆长1m
103	PHC 101 标准型, pH凝胶电极, 电缆长3m
115	PHC 101 坚固型, pH电极, 电缆长5m
151	PHC 301 标准型, pH充液式电极, 电缆长1m
153	PHC 301 标准型, pH充液式电极, 电缆长3m
201	CDC 401 标准型, 电导率电极, 电缆长1m
203	CDC 401 标准型, 电导率电极, 电缆长3m
215	CDC 401 坚固型, 电导率电极, 电缆长5m
301	LDO 101 标准型, 溶氧探头, 电缆长1m
303	LDO 101 标准型, 溶氧探头, 电缆长3m
315	LDO 101 坚固型, 溶氧探头, 电缆长5m

#### 电极/传感器2

000	无电极(通常指HQ11D和HQ14D)
101	PHC 101 标准型, pH凝胶电极, 电缆长1m
103	PHC 101 标准型, pH凝胶电极, 电缆长3m
115	PHC 101 坚固型, pH电极, 电缆长5m
151	PHC 301 标准型, pH充液式电极, 电缆长1m
153	PHC 301 标准型, pH充液式电极, 电缆长3m
201	CDC 401 标准型, 电导率电极, 电缆长1m
203	CDC 401 标准型, 电导率电极, 电缆长3m
215	CDC 401 坚固型, 电导率电极, 电缆长5m
301	LDO 101 标准型, 溶氧探头, 电缆长1m
303	LDO 101 标准型, 溶氧探头, 电缆长3m
315	LDO 101 坚固型, 溶氧探头, 电缆长5m

例如: HQ30D+pH 凝胶电极, 电缆长 1m+LDO 传感器, 电缆长 1m=HQ30D53101301

注: 缆线长度为10、15及30米的电极不适用于本表格, 只能以单独的电极货号订购。

### 订货信息

#### 便携式分析仪主机

货号	描述
HQ40d 53000000	HQ40d 双通道输入多参数分析仪(包括现场工具箱和USB/AC电源连接线)
HQ30d 53000000	HQ30d 单通道输入多参数分析仪
HQ11d 53000000	HQ11d 便携式数字化pH/ORP分析仪
HQ14d 53000000	HQ14d 便携式数字化电导率分析仪

#### 台式分析仪主机

货号	描述
HQ440D	台式多参数双通道测定仪
HQ430D	台式多参数单通道测定仪
HQ411D	台式pH/mV测定仪



Be Right™

## 多参数水质分析仪—电化学系列产品

### 订货信息

#### 套装订货号：

##### 台式套装

货号	描述 (台式套装含主机、电极、标液、支架等)
8510200	高级型pH/电导率测试套装, HQ440D, 带1米电缆线的填充液pH电极和电导率电极
8508700	水质分析实验室, HQ440D, 带1米电缆线的超纯水pH电极, 电导率电极和LDO溶解氧电极
8507600	氨水组件, HQ440D主机配游离氨气敏电极
8508300	氨水, pH超纯水组件, HQ440D主机
8509700	纯水, ORP/pH组件, HQ440D主机
8508500	BOD实验室系统, HQ440D, 主机配LBOD1010电极
8510100	高级pH/BOD组件, HQ440D配1米电极
8508600	纯水pH组件, HQ440D主机
8509500	实验室基础pH组件, HQ411D主机配pHC10101电极
8509600	实验室电导组件, HQ430D主机配CDC40101电极
8507000	钠离子组件, HQ440d主机配钠离子电极

##### 便携式套装

货号	描述 (便携式套装含主机、电极、标液等, 部分含便携箱, 详见具体说明)
8506000	HQ40d测定仪, 交流电源USB适配器, 充液式pH电极; 电导率电极; 标准的LDO电极。缆线长均为1米。
8505800	HQ40d测定仪, 交流电源和USB适配器, 充液式的pH电极; 电导率电极; 缆线长均为1米。
8506300	HQ30d测定仪, 标准型LDO电极, 缆线长1米。
8506400	HQ40d测定仪, 交流电源和USB适配器, 纯水pH电极, 缆线长1米。
8505100	便携箱, HQ30d测定仪, 5米长缆线的坚固型LDO电极。
8505300	便携箱, HQ40d测定仪, 交流电源和USB适配器, 坚固型LDO电极, 坚固型pH电极, 坚固型电导率电极。均为5米长缆线。
8505400	便携箱, HQ40d测定仪, 交流电源和USB适配器, 坚固型LDO电极, 坚固型pH电极, 均为5米长缆线。
8507500	便携箱, HQ40d测定仪, 交流电源和USB适配器, 坚固型电导率电极, 坚固型LDO电极, 均为5米长缆线。

#### 电极订货号：

##### pH电极

##### 新电极PHC201

Ultra 充液式纯水标准型复合电极	
pHC 28101	电缆长 1m
pHC 28103	电缆长 3m
凝胶标准型复合电极	
pHC 10101	电缆长 1m, 适合污水使用
pHC 10103	电缆长 3m, 适合污水使用
pHC 20101	<b>NEW!</b> 1米电缆, 适合一般水质
pHC 20103	<b>NEW!</b> 3米电缆, 适合一般水质
凝胶坚固型复合电极	
pHC 10105	电缆长 5m
pHC 10110	电缆长 10m
pHC 10115	电缆长 15m
pHC 10130	电缆长 30m
充液式标准型复合电极	
pHC 30101	电缆长 1m
pHC 30103	电缆长 3m



Be Right™

## ORP 电极

凝胶标准型复合电极	
MTC 10101	电缆长1m
MTC 10103	电缆长3m
凝胶坚固型复合电极	
MTC 10105	电缆长5m
MTC 10110	电缆长10m
MTC 10115	电缆长15m
MTC 10130	电缆长30m
充液式标准型复合电极	
MTC 30101	电缆长1m
MTC 30103	电缆长3m

## LDO 电极

准型型电极	
LDO 10101	电缆长1m
LDO 10103	电缆长3m
坚固型电极	
LDO 10105	电缆长5m
LDO 10110	电缆长10m
LDO 10115	电缆长15m
LDO 10130	电缆长30m

## 电导率电极

准型型电极	
CDC 40101	电缆长 1m
CDC 40103	电缆长 3m
坚固型电极	
CDC 40105	电缆长 5m
CDC 40110	电缆长 10m
CDC 40115	电缆长 15m
CDC 40130	电缆长 30m

## BOD 电极

LBOD10101	整合了搅拌器和1.8米缆线的LDO型电极
HQDBOD01	BOD系统：包括HQ40d分析仪，带1.8米缆线的LBOD电极，以及分析仪支架
8505700	BOD系统：包括HQ40d分析仪，带1.8米缆线的LBOD电极，分析仪支架，一次性BOD瓶（117/包），丙烯酸树脂塞子（25）以及BOD瓶盖（2包，6个/包）

## 离子选择性电极：

全新上市的IntelliCAL Na<sup>+</sup>、NH<sub>4</sub><sup>+</sup>、F<sup>-</sup>、NO<sub>3</sub><sup>-</sup>、Cl<sup>-</sup>离子选择性电极是数字化的复合电极，可配合HQd系列主机使用。具有双结点参比电极和集成的温度传感器。线缆有1米或3米可供选择。可满足实验室的测试需求。电极具有环状渗透结点，增加了参比溶液和样品之间的接触面积，电极响应更快：

探头货号	参数	量程	线性量程	样品温度范围(°C)	存储温度范围(°C)	pH工作范围	参比类型type	主体材质	缆线长度
ISENH318101	氨	5 × 10 <sup>-7</sup> ~ 1M 0.009 ~ 17,000 mg / L 以NH <sub>3</sub> 计 0.007 ~ 14,000 mg / L 以NH <sub>3</sub> -N计	0.5 ~ 14,000 mg/L 以NH <sub>3</sub> -N计	0 ~ 50	5 ~ 40	>11	Ag/AgCl	环氧树脂	1m
ISENH318103	氨	5 × 10 <sup>-7</sup> ~ 1M 0.009 ~ 17,000 mg / L 以NH <sub>3</sub> 计 0.007 ~ 14,000 mg / L 以NH <sub>3</sub> -N计	0.5 ~ 14,000 mg/L 以NH <sub>3</sub> -N计	0 ~ 50	5 ~ 40	>11	Ag/AgCl	环氧树脂	3m
ISENH418101	铵根	10 <sup>-6</sup> ~ 0.5M 0.018 ~ 9,000mg/L 以NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> 计 0.014 ~ 7,000mg/L 以NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> -N计	0.7 ~ 7,000 mg/L 以NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> -N计	0 ~ 50	5 ~ 35	0 ~ 8.5	Ag/AgCl	环氧树脂	1m
ISENH418103	铵根	10 <sup>-6</sup> ~ 0.5M 0.018 ~ 9,000mg/L 以NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> 计 0.014 ~ 7,000mg/L 以NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> -N计	0.7 ~ 7,000 mg/L 以NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> -N计	0 ~ 50	5 ~ 35	0 ~ 8.5	Ag/AgCl	环氧树脂	3m
ISECL18101	氯化物	3 × 10 <sup>-6</sup> ~ 1M 0.1 ~ 35,500 mg/L Cl <sup>-</sup>	7.0 ~ 35,500 mg/L Cl	5 ~ 50	5 ~ 35	1 ~ 12	Ag/AgCl	环氧树脂	1m
ISECL18103	氯化物	3 × 10 <sup>-6</sup> ~ 1M 0.1 ~ 35,500 mg/L Cl <sup>-</sup>	7.0 ~ 35,500 mg/L Cl	5 ~ 50	5 ~ 35	1 ~ 12	Ag/AgCl	环氧树脂	3m
ISEF12101	氟化物	5 × 10 <sup>-7</sup> ~ 1M 0.01 ~ 19,000 mg/L F <sup>-</sup>	0.1 ~ 19,000 mg/L F <sup>-</sup>	5 ~ 50	5 ~ 35	4 ~ 8	Ag/AgCl	环氧树脂	1m
ISEF12103	氟化物	5 × 10 <sup>-7</sup> ~ 1M 0.01 ~ 19,000 mg/L F <sup>-</sup>	0.1 ~ 19,000 mg/L F <sup>-</sup>	5 ~ 50	5 ~ 35	4 ~ 8	Ag/AgCl	环氧树脂	3m
ISENO318101	硝酸盐	7 × 10 <sup>-6</sup> ~ 1M 0.4 ~ 62,000 mg / L NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 0.1 ~ 14,000 mg / L NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N	0.7 ~ 14,000 mg/L NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N	0 ~ 50	5 ~ 35	2 ~ 11	Ag/AgCl	环氧树脂	1m
ISENO318103	硝酸盐	7 × 10 <sup>-6</sup> ~ 1M 0.4 ~ 62,000 mg / L NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 0.1 ~ 14,000 mg / L NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N	0.7 ~ 14,000 mg/L NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N	0 ~ 50	5 ~ 35	2 ~ 11	Ag/AgCl	环氧树脂	3m
ISENa3810101	钠离子	0.023 ~ 23000 mg / L 0.023 mg/L(1 × 10 <sup>-6</sup> M) ~ 23,000 mg/L (1M) Na <sup>+</sup>	1.4 ~ 2300 mg/L Na <sup>+</sup>	0 ~ 50	5 ~ 40	4 ~ 14	Ag/AgCl	环氧树脂	1m
ISENa3810103	钠离子	0.023 ~ 23000 mg / L 0.023 mg/L(1 × 10 <sup>-6</sup> M) ~ 23,000 mg/L (1M) Na <sup>+</sup>	1.4 ~ 2300 mg/L Na <sup>+</sup>	0 ~ 50	5 ~ 40	4 ~ 14	Ag/AgCl	环氧树脂	3m

\* pH量程由ISA调节



Be Right™

## 多参数水质分析仪—电化学系列产品

### 离子选择电极套装组件

货号	描述	包含内容
ISENH3181AP	IntelliCAL 氨电极分析包	ISENH3181氨电极, 1米缆线; 氨离子强度调节剂粉枕, 100/pk; 氨氮标准液 (1, 10, 100mg/L), 500mL, 各1瓶; 氨电极存储液, 500mL; 氨膜组件, 3/pk;
ISECL181AP	IntelliCAL 氯离子电极分析包	ISECL181 氯离子电极, 1米缆线; 氯离子标准液, 100mg/L, 1L; 氯离子强度调节剂粉枕, 100/pk; 氯离子标准液, 1000mg/L, 500mL;
ISEF121AP	IntelliCAL 氟离子电极分析包	ISEF121 氟离子电极, 1米缆线; 氟标准液 (0.5, 1.0, 2.0mg/L), 500mL, 各1瓶; 氟离子强度调节剂粉枕, 100/pk;
ISENH4181AP	IntelliCAL 铵离子电极分析包	ISENH4181铵离子电极, 1米缆线; 氨氮标准液 (10, 100mg/L), 500mL, 各1瓶; 铵离子强度调节剂粉枕, 100/pk;
ISENO3181AP	IntelliCAL 硝酸根离子分析包	ISENO3181硝酸根离子电极, 1米缆线; 硝酸根标准液 (1.0, 10, 100mg/L), 500mL, 各1瓶; 硝酸根离子强度调节剂粉枕, 100/pk;
ISENA381AP	IntelliCAL 钠离子电极分析包	ISENA381钠离子电极, 1米缆线; 钠离子电极填充液, 0.02M NH <sub>4</sub> Cl, 50mL; 钠离子标准液100mg/L, 1L; 钠离子强度调节剂粉枕, 100/pk; 填充液瓶分液盖; 钠离子标准液1000mg/L, 500mL;

### 配件

货号	描述
8508850	适用于IntelliCAL电极的电极支架
5924000	USB线, 1.8米, A类接头, B类接头
9248800	电源适配器组件
2960100	打印机, Citizen PD-24 USB打印机, 120-220VAC
5836000	供Citizen PD-24 使用的热敏打印纸
5834100	USB和A/C电源适配器工具包: 适配器不具防水功能。
5825800	用于标准电极的防震轻便塑料箱: 包含室外工具包和2个用于标准电极的固定架和5个120mL样品瓶。
8505501	防震便携塑料箱。最多可装3个5米缆线的坚固电极。

### 耗材

订货号	产品	描述
5811200	LDO传感器组件	包含一个传感器帽、存储校正数据的芯片以及密封垫圈
2965026	电极填充液, 2.44M KCl	pHC281电极的内部填充液
2965126	电极填充液, 0.02M NH <sub>4</sub> Cl	ISENa381电极的内部填充液
2965349	还原性溶液, ORP电极	有助于减少MTC电极在还原性样品 (i.e.缺氧区) 中的响应时间
2965249	电极清洗液	用于清洗pHC, MTC和ISENa等型号的电极
2316949	ORP标准溶液, 500mL	用于MTC电极的首次校正, 不同于其他ORP标准溶液, 它的温度补偿范围是0到30°C
2841700	3.0M KCl, 银饱和溶液, 30mL	现有的pHC301和新的MTC301电极内部填充液
5838000	LBOD传感器帽的更换件	包含iButton和传感器帽
5828700	HQd电极防护帽	HQd系列主机上电极插孔的防护帽

### pH缓冲溶液

订货号	产品	描述	数量
高品质瓶装缓冲溶液, 即开即用			
2283449	pH 4.01	红色	500mL
2283549	pH 7.00	黄色	500mL
2283649	pH 10.01	蓝色	500mL
独立密封包装的pH粉枕。每一包可以用于配置成50mL的缓冲溶液			
2226966	pH 4.01	红色	50/包
2226964			250/包
2227066	pH 7.00	黄色	50/包
2227064			250/包
2227166	pH 10.00	蓝色	50/包
2227164			250/包
29476-00	pH4.01, 7.00, 10.01	套装	各500mL



Be Right™

## 电导率标准溶液

订货号	产品	描述	数量
S51M001	KCl 1D	111.3mS/cm± 0.5%	500mL
S51M002	KCl 0.1D	12.85mS/cm± 0.35%	500mL
S51M003	KCl 0.01D	1408μS/cm± 0.5%	500mL
S51M004	NaCl 0.05%	1015μS/cm± 0.5%	500mL
2307542	85.47mg/L(以NaCl计)	180± 10μS/cm	100mL
1440042	491mg/L(以NaCl计)	1000± 10μS/cm	100mL
210542	1000mg/L(以NaCl计)	1990± 20μS/cm	100mL
2307442	10246mg/L(以NaCl计)	18000± 50μS/cm	100mL

## 离子选择电极标准溶液及离子强度调节试剂

货号	描述	规格
5812711	游离氨离子电极膜	3个/包
4447169	游离氨离子强度调节剂粉枕包	100/包
4447226	游离氨离子电极填充液 (0.1M NH4Cl)	50 mL
2541249	游离氨离子电极存储液	500 mL
189149	1mg/L氨氮标液	500 mL
15349	10 mg/L氨氮标液	500 mL
2406549	100 mg/L氨氮标液	500 mL
2354153	1000 mg/L氨氮标液	1 L
2980699	铵根离子强度调节剂 (仅适合IntelliCAL电极)	100/包
2318069	氯离子强度调节剂粉枕包	100/包
2370853	100 mg/L氯离子标液	1 L
18349	1000 mg/L氯离子标液	500 mL
1425010	12500 mg/L氯离子标液 (10 mL voluette安瓿瓶)	16/包
258999	氟离子强度调节剂粉枕包 (TISAB)	100/包
40505	0.5 mg/L氟离子标液	500 mL
29149	1.0 mg/L氟离子标液	500 mL
40520	2.0 mg/L氟离子标液	500 mL
2797149	5 mg/L氟离子标液	500 mL
35949	10 mg/L氟离子标液	500 mL
23249	100 mg/L氟离子标液	500 mL
2984799	硝酸根离子强度调节剂粉枕包 (仅适合IntelliCAL 电极)	100/pkg
204649	1mg/L硝氮标液	500 mL
30749	10 mg/L硝氮标液	500 mL
194749	100 mg/L硝氮标液	500 mL
1279249	1000 mg/L硝氮标液	500 mL
4451569	钠离子强度调节剂粉包	100/pk
1474949	1000 mg/L钠标准溶液	500 mL
2318153	100 mg/L钠标准溶液	1000 mL
2835153	10 mg/L钠标准溶液	1000 mL





## sensION+系列测定仪和电极

哈希公司的sensION+系列模拟信号电化学测定仪是一个集多种功能于一体的系统。具有菜单导航功能，使常规的电化学测试更快速，更简便。每个系统的设计都可以满足多种应用场合的需求，且配备了测试过程所需的所有物品。

### 便携式测定仪特点：

- 符合人体工程学的手持设计，轻巧便携
- 带有导航菜单的大液晶屏，操作更简单
- IP67级防水和抗震设计，使用更安全
- 超过600万次按键寿命，耐用可靠
- 丰富的电极可选，满足不同的应用需求

### 台式机特点：

- 集成工作站设计，一套系统可以满足多种应用场合的测量需求
- 内置磁力搅拌器
- 电极等电位可调节
- 电极ContATC专利技术，测量更精确
- 防水键盘设计，使用寿命更长
- 导航菜单，操作简单



**套装订购信息**（以下货号为套装货号。便携套装里包含主机、电极、便携箱、标液、存储液、校准瓶等；台式套装里包含主机、电极、搅拌器、标液、存储液、校准瓶、电极支架等）：

参数	类型	订货号	描述
pH	便携	LPV2550T.97.002	PH1主机，5050T pH/温度电极，适用于通常水质分析。
		LPV2551T.97.002	PH1主机，5051T pH/温度电极，适合于污水。
		LPV2552T.97.002	PH1主机，5052T pH/温度电极，适合于自来水等低电导水样。
		LPV2555.97.0002	PH1主机，5055 ORP电极，适合通常水质或化工行业废弃物处理及电镀槽。
	台式	LPV2010T.97.002	PH3主机，5010T pH /温度电极，适用于通常水质分析。
		LPV2114T.97.002	PH31主机，5014T pH /温度电极，适用于含硫化物、糖、还原性介质。
		LPV2011T.97.002	PH3主机，5011T pH /温度电极，适合于污水。
		LPV2121T.97.002	PH31主机，5021T pH /温度电极，适用于自来水等低电导水样。
电导	便携	LPV3560.97.0002	EC5主机，5060电导率/温度电极。适合于通常水质分析。
	台式	LPV3170.97.0002	EC71主机，5070 电导率/温度电极。适用于通常水质分析。
溶氧	便携	LPV4551.97.0002	DO6主机，坚固耐用的极谱法5120 溶解氧/温度电极。适合于通常水质分析。
多参数	便携	LPV4048.97.0002	MM150主机，5048 pH/电导率/ORP/温度多参数电极。适合于污水处理。
		LPV4059.97.0002	MM150主机，5059 pH/电导率/温度多参数电极。适合于通常水质分析。
	台式	LPV4140.97.0002	MM374主机，5014T pH/温度电极和5070通用型电导电极。适用于含硫化物、糖、还原性介质。

### SensION+最新推出：**NEW!**

- 1.无线数据传输功能的便携式版本。可在10m范围内向电脑无线传输存储的500组测量数据。
- 2.价格更具竞争力的便携式极谱法溶氧电极5130。
- 3.60多支Radiometer的高性能电极可和sensION+系列台式机匹配使用，大大拓展实验室电化学的应用领域。

### 无线数据传输功能组件：

货号	描述	USB 电子狗	PortCom 软件	参数	应用
LPV2550TDL.97.2	pH1 DL pH field kit 5050T	包含	包含	pH, T	一般水质
LPV2551TDL.97.2	pH1 DL pH field kit 5051T	包含	包含	pH, T	固体杂质含量高的样品
LPV2552TDL.97.2	pH1 DL pH field kit 5052T	包含	包含	pH, T	LIS, 粘稠, 高温水质
LPV2555DL.97.02	pH1 DL ORP field kit 5055	包含	包含	ORP, T	一般水质



Be Right™

货号	描述	USB 电子狗	PortCom 软件	参数	应用
LPV2645DL.97.02	MM110 DL multi field kit 5045	包含	包含	pH, ORP, T	一般水质
LPV3560DL.97.02	EC5 DL Conductivity field kit 5060	包含	包含	EC, T	一般水质
LPV3562DL.97.02	EC5 DL Conductivity field kit 5062	包含	包含	EC, T	较脏或粘稠水样
LPV4048DL.97.02	MM150 DL multi field kit 5048	包含	包含	pH, ORP, EC, T	一般水质
LPV4059DL.97.02	MM150 DL multi field kit 5059	包含	包含	pH, EC, T	一般水质
LPV4552DL.97.02	DO6 DL field kit with 5130	包含	包含	DO, T	一般水质

最新便携式溶氧组件（注意：5130电极不能和原便携DO6溶氧仪使用，需要重新订购溶氧主机，因此推荐组件货号）：

货号	描述
LZW5130.97.0002	sensION+ 5130 便携极谱法溶氧电极
LPV4552.97.0002	sensION+ DO6 便携溶氧组件，带5130电极

### 台式主机及电极订货信息：

#### 主机：

型号	货号	描述
PH3	LPV2000.97.0002	基础型台式pH测定仪，测量温度、pH和ORP
PH31	LPV2100.97.0002	符合GLP标准的台式pH测定仪，有数据记录、传输功能
EC7	LPV3010.97.0002	台式电导率测定仪，测量温度、电导率和盐度
EC71	LPV3110.97.0002	符合GLP标准的台式电导率测定仪，测量温度、电导率、盐度和TDS，有数据记录、传输功能
MM374	LPV4110.97.0002	台式多参数测定仪，测量温度、pH、ORP、电导率、盐度、TDS和ISE，符合GLP标准，有数据记录、传输功能
MM340	LPV2200.97.0002	台式多参数测定仪，测量温度、pH、ORP和ISE，符合GLP标准，有数据记录、传输功能

#### 电极： **NEW!**

Radiometer电极应用	pH 复合电极																玻璃电极					参比电极																	
	E16M313	E16M315	E16M334	E16M500	E16M317	E16M318	E16M319	E16M345	E16M400	E16M320	E16M321	E16M322	E16M323	E16M300	E16M302	E16M306*	E16M307*	E16M324*	E16M325*	E16M344	E16M308*	E16M328*	E16M343	B10C161*	E11M002	E11M006	E11M003	E11M001*	E11M004*	B10B250*	E21M008	E21M009	E21M001	E21M002*	B20C820*				
碱性样品					✓	✓											✓										✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓				
水溶液	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
血液												✓	✓													✓													
教学														✓	✓												✓	✓	✓	✓									
乳剂												✓														✓		✓											
脂肪/奶油/化妆品																			✓							✓		✓											
野外测量								✓							✓												✓		✓										
凝胶电极																											✓		✓										
啤酒花/啤酒	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓	✓					✓						✓		✓						✓	✓	✓			
氢氟酸	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		
亮面漆																											✓		✓										
白酒等												✓	✓													✓		✓											
长度 >150 mm		✓	✓														✓																						
低离子浓度												✓	✓													✓		✓											
量微样品																									✓	✓	✓						✓						



# 多参数水质分析仪—电化学系列产品

Radiometer电极应用	pH 复合电极																玻璃电极				参比电极																		
	E16M313	E16M315	E16M334	E16M500	E16M317	E16M318	E16M319	E16M345	E16M400	E16M320	E16M321	E16M322	E16M323	E16M300	E16M302	E16M306*	E16M307*	E16M324*	E16M325*	E16M344	E16M308*	E16M328*	E16M343	B10C161*	E11M002	E11M006	E11M003	E11M001*	E11M004*	B10B250*	E21M008	E21M009	E21M001	E21M002*	B20C820*				
牛奶	✓												✓								✓						✓	✓	✓								✓		
无水介质																						✓	✓				✓	✓	✓										
油																											✓	✓	✓										
涂料													✓														✓	✓											
造纸										✓																													
穿刺 (奶酪等)																					✓																		
定影液	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
海水/泳池	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓						✓					✓	✓	✓										
土壤							✓																																
固体含量高													✓														✓	✓	✓										
悬浮液													✓														✓	✓											
高温或温度波动大	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														✓	✓	✓										
内置温度探头								✓													✓																		
TRIS液	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														✓	✓	✓										
高粘度													✓														✓	✓											
伏安法																																							
酸奶/凝乳							✓					✓	✓														✓	✓											✓

备注: ✓ 推荐    可接受    容易损坏

对于不带温度探头的玻璃电极必须订购温度电极T203(货号: E51M008)来配合使用。  
 以上所有电极配合sensION+台式pH计使用时必须订购X31T031和X31T014电极支架适配器。  
 带星号的电极需要订购CL114 连接电缆(货号: A94L114) 配合sensION+台式主机使用



Be Right™

## 电极配置指南

最好 好 不合适

★    ✓    空白

HQd系列电极					H系列电极				
	PHC101	PHC201	PHC301	PHC281	PH17	PH37	PH47	PH57	PH77
应用									
一般水质		★	★						✓
自来水		✓		★					
污水	★	✓	✓	✓					
锅炉水/冷却水				★					
海水	✓	✓	✓	★					
饮料		✓	✓	★					
食品				✓	✓	★	✓	★	✓
教育		★	★		✓				★
泳池/温泉	✓	★							
土壤	✓ 坚固型				✓	✓	✓	✓	✓
制药				★					
样品类型									
现场测量	★ 坚固型				★ 非玻璃	★ 非玻璃	★ 非玻璃	★ 非玻璃	★ 非玻璃
低离子浓度				★					
高温		★							
低温				★					

sensION+系列电极										
	5010T	5011T	5014T	5021T	5050T	5051	5052T	5045	5048	5059
应用										
一般水质	★		✓		★			✓	✓	✓
自来水			★	✓						
污水	✓	★		✓	✓	★	✓	✓	✓	✓
锅炉水/冷却水			✓	★			★			
海水	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
饮料		✓	★	✓		✓	★			
食品			✓	✓		✓	✓			
教育	★	✓			★	✓				
泳池/温泉	★				★			✓	✓	✓
土壤										
制药				★			★			
样品类型										
现场测量					✓	✓	✓	✓	✓	✓
低离子浓度				✓						
高温			★				★			
低温			★							



Be Right™

## 耗材:

货号	描述
LZW9402.99	ORP标液, 220 mV, 125 ml。
LZW9400.99	ORP标液, 220 mV, 250 ml。
LZW9401.99	ORP标液, 220 mV, 1000 ml。
LZW9460.99	pH 4.01缓冲液, 135ml。标准证书。
LZW9461.97	pH 7.00缓冲液, 135ml。标准证书。
LZW9462.99	pH 9.21缓冲液, 135ml。标准证书。
LZW9463.99	pH 4.01缓冲液, 250ml。标准证书。
LZW9464.97	pH 7.00缓冲液, 250ml。标准证书。
LZW9465.99	pH 9.21缓冲液, 250ml。标准证书。
LZW9466.99	pH 4.01缓冲液, 1000ml。标准证书。
LZW9467.97	pH 7.00缓冲液, 1000ml。标准证书。
LZW9468.99	pH 9.21缓冲液, 1000ml。标准证书。
LZW9510.99	电解液(KCl 3M), 125ml。
LZW9500.99	电解液(KCl 3M), 250ml。
LZW9509.99	电解液(KCl 3M), 50ml。
LZW9701.99	电导率标准液, 147 $\mu$ S/cm, 135ml。标准证书。
LZW9711.99	电导率标准液, 1413 $\mu$ S/cm, 135ml。标准证书。
LZW9721.99	电导率标准液, 12.88 mS/cm, 135ml。标准证书。
LZW9700.99	电导率标准液, 147 $\mu$ S/cm, 250ml。标准证书。
LZW9710.99	电导率标准液, 1413 $\mu$ S/cm, 250ml。标准证书。
LZW9720.99	电导率标准液, 12.88 mS/cm, 250ml。标准证书。
LZW9901.99	sensION+ ISE参比电极填充液。0.1 M, 125ml。
LZW9811.99	sensION+ 溶氧电极存储液, 25ml。
4447169	氨离子强度调节剂, 粉枕, pk/100
2980699	铵离子强度调节剂, 粉枕, pk/100
2318069	氯离子强度调节剂, 粉枕, pk/100
258999	氟离子强度调节剂, 粉枕, pk/100
2984799	硝酸根离子强度调节剂, 粉枕, pk/100
4451569	钠离子强度调节剂, 粉枕, pk/100
40505	F <sup>-</sup> 标液, 0.5 mg/L 500mL
29149	F <sup>-</sup> 标液, 1.0mg/L, 500mL
40520	F <sup>-</sup> 标液, 2.0 mg/L 500mL
2797149	F <sup>-</sup> 标液, 5 mg/L 500mL
35949	F <sup>-</sup> 标液, 10mg/L, 500mL
23249	F <sup>-</sup> 标液, 100 mg/L, 500 mL
204649	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 标液, 1 mg/L, 500mL
30749	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 标液, 10mg/L, 500mL
194749	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 标液, 100mg/L, 500mL
1279249	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 标液, 1000 mg/L, 500mL
2318153	Na <sup>+</sup> 标液, 100mg/L, 1000mL
1474949	Na <sup>+</sup> 标液, 1000mg/L, 500mL
189149	游离氨标液, 1 mg/L, 500mL
15349	游离氨标液, 10 mg/L, 500mL
2406549	游离氨标液, 100 mg/L, 500mL
2354153	游离氨标液, 1000 mg/L, 1000mL
2370853	Cl <sup>-</sup> 标液, 100 mg/L, 1000mL
18349	Cl <sup>-</sup> 标液, 1000 mg/L, 500mL





## 附件：

货号	描述
LZW8201.99	热敏打印机，RS232，适用于sensION+ 台式测定仪。
LZW9117.99	供打印机LZW8201.99 使用的热敏打印纸，5 卷/ 包。
LZW8997.99	供sensION+ GLP测定仪使用的电脑管理软件COMLABO Easy PC，包含CD，电缆，USB适配器。
LZW9135USB.99	RS232 缆线，适用于sensION+ 台式测定仪。USB 适配器。
LZW9319.99	磁力搅拌器及电极架，适用于sensION+ MM系列台式机。
LZW9267.99	供一个电极使用的支架和夹钳，仅适用于便携式的sensION+。
LZW9137.97	3 × 10mL印花试管，供便携式测定仪的pH 校准时使用。
LZW9138.99	3 × 10mL印花试管，供便携式测定仪的电导校准时使用。
LZW5125.99	电极备用膜，适用于溶解氧电极LZW5120。
LZW5126.99	供溶解氧电极LZW5120使用的校准瓶或保护装置。
LZW9320.99	单孔电极支架，适用于台式机。
LZW9321.99	三孔电极支架，适用于台式机。
LZW9110.97	3 × 50mL印花试管，供台式测定仪的pH 校准时使用。
LZW9111.99	3 × 50mL印花试管，供台式测定仪的电导校准时使用。
LZW9118.99	供sensION+使用的Pyrex 玻璃流通池
LZW9161.99	PP 保护装置，用于电极存储。
LZW9162.99	PP保护装置，用于测量。

## H系列测定仪和非玻璃探头

H系列测定仪和非玻璃探头有便携式和台式的型号可供选择，可以在恶劣的环境下测量pH值、电导率、溶解氧、ORP（氧化还原电势）。

### 特性和优点：

#### 持久耐用的设计

哈希公司的H系列测定仪可以采用两种技术进行测量，分别是ISFET（离子选择电极场效应晶体管）以及玻璃的pH电极。在电化学产品线中，ISFET不锈钢探头是真正意义上打不碎的传感器，与传统的易碎的玻璃电极相比，该传感器具有更优异的性能。

#### ISFET技术

ISFET 传感器技术，就是在硅片衬底上选择性沉积几层专有的覆盖层。最后一层只吸附氢离子。通过测量在传感器表面上或靠近传感器表面的氢离子所引起电场效应的氢离子数量，从而测量得出pH值。

#### 存储和维护简单

与传统的电极不同，ISFET传感器可以在干燥的环境中存储，无需使用存储溶液。若要清洗传感器，只需使用牙刷和清洁剂即可。相比之下，传统玻璃电极很难清洗电极的缝隙，而且测量样品时还需要进行样品制备。ISFET传感器使用完之后，只需重新盖好传感器的保护帽即可。

#### 可在受限制和苛刻的环境中使用

非玻璃的pH探头使用既方便，同时还很坚固耐用，在食品和饮料、教学实验室、环境科研、农业和石化等行业都有优异的性能。探头型号包括了标准型，微型，以及容易插入食品和清洗的刺穿型。



### 技术指标

#### 温度

量程：-5~105°C，可显示°C或°F

分辨率：0.1°C

准确度：±0.5°C

#### mV

量程：±1999mV 分辨率：0.1或1mV 准确度：±1mV

#### pH

量程：0.00-14.00pH 分辨率：0.1或0.01pH

温度量程：连续使用：0-60°C

#### 电导率

量程：0.00μS-199.9μS（自动选择量程）

分辨率：0.01μS或0.1μS（mS）

准确度：全量程的±1%或±1位数

#### 标准的Galvanic法溶解氧（DO）

量程：0.0%~199.9%

饱和度：0-19.99ppm或mg/L

大气压补偿：自动

分辨率：0.1%；0.01ppm或mg/L

准确度：全量程的±1.5%

#### 盐度

量程：0-80ppt 分辨率：0.1ppt 准确度：±0.1ppt（-2~35°C）

#### 总溶解固体

量程：0.00ppm~200ppt（自动选择量程）；

显示范围在0.00mg/L~50g/L之间。

分辨率：0.01ppm或0.01 ppm(ppt, mg/L, g/L)

准确度：全量程的±1%

### 袖珍型pH计

订货号	描述
H130	袖珍pH计，1点校准，便携盒，标液
H135	专业型袖珍pH计，1点，2点或3点校准，便携盒，标液
H138	精英型袖珍pH计，1点，2点或3点校准，便携盒，标液
9316900	可更换的参比电极配件



Be Right™

## 订购信息








## 便携式测定仪

货号	描述
H160NP	可用两种技术的防水型便携式pH测定仪（ISFET和玻璃），可测量pH/mV。
H160-BNDL	H160测定仪，带PHW77-SS非玻璃pH探头，皮套、便携箱、缓冲液以及标准溶液。
H170NP	可用两种技术的防水型便携式pH测定仪（ISFET和玻璃），既可测量pH/mV，也可以测量电导率、总溶解固体和盐度。
H170-BNDL	H170测定仪，带PHW77-SS非玻璃pH探头和CDW97-KP5电导率探头，皮套、便携箱、缓冲液以及标准溶液。

## 台式测定仪

货号	描述
H260GNP	可用两种技术的台式pH/mV和ISE测定仪
H270GNP	可用两种技术的台式pH/mV和ISE测定仪，既可测量pH和电导率，也可以测量总溶解固体和盐度。
H280GNP	台式的多参数测定仪，可测量pH/mV、电导率、总溶解固体、盐度、溶解氧、大气压和ISE。

## 电极及耗材

货号	描述	
PH77-SS PHW77-SS	通用型pH探头 通用型的防水pH探头	
PH17-SS PHW17-SS	微型pH探头 微型防水pH探头	
PH37-SS PHW37-SS	可刺穿的微型pH探头 可刺穿的微型pH探头，防水	
PH47-SS PHW47-SS	NMR管pH探头 NMR管pH探头，防水	
PH57-SS PHW57-SS	可刺穿的重型pH探头 可刺穿的重型pH探头，防水	
CDW97-KP5	通用型电导率探头	
CDW97-K1	饮用水电导率探头	
CDW97-K10	盐水/苦咸水电导率探头	
DO50-GS	溶解氧探头	
ORP110-GS	标准的氧化还原电势探头	
2964349	探头清洗溶液，用于清洗蛋白质，500mL/瓶	
2964449	润洗溶液，非离子表面活性剂，500mL/瓶	
2947600	具有颜色标识的pH缓冲溶液套装，每种都是500mL/瓶（pH4.01, pH7.00, pH10.00）	
00130Q	便携箱，软质，黑色	



Be Right™

## MP系列测定仪

无需探头的设计使哈希公司的MP测定仪在净水的应用中实现了单手操作。

### 特性和优点：

#### 无探头

哈希公司的MP测定仪无需使用探头，可以快速测试pH、ORP(氧化还原电位)、电导率、电阻率、总溶解固体(TDS)以及温度。该仪器内置的采样量杯，可进行高效的、高通量的测试。

#### 简便、可实现单手操作

MP测定仪操作简便，单手即可完成操作。无论是在实验室、水厂或是远程的现场监测，只需两步即可完成测量：1. 灌满采样量杯。2. 按下参数键进行读数。

#### 校准频率低

无需频繁校准即可获得准确可靠的读数。典型的校准频率一般为每两周一次到每个月一次，主要取决于不同测试的需求。校准时，只需按一个按键，然后将仪器调节为标准值。除了在出厂前就设置好的温度值之外，所有其它参数都采用内部的电子设置方式，可用于现场校准，并可以快速检查pH/ORP传感器的寿命。

#### 优异的准确度

MP测定仪具有优异的性能，准确度可达到 $\pm 1\%$ ，这主要归功于使用了先进的四极电导率电极技术，一个独特的可更换的pH/ORP传感器以及强大的微处理器电路。此外，每台仪器中都有三个预置的常见盐剖面程度，在测量各种不同介质的水样电导率、电阻率和总溶解固体时，可为您提供优异的准确度。

这些仪器还具有全自动的温度补偿功能。用户甚至可以



调节温度补偿或在特定的应用场合禁用该功能。对于测量那些微处理器中不包括的溶液类型，用户可调节的电导率/总溶解固体比率可以确保您获得更好的测量准确度。

#### 可靠的现场测试

自动关机功能使电池的使用寿命高达100小时以上（约5000次测试）。除了操作时间更长之外，MP测定仪由于具有非挥发性的微处理器，从而具有数据集成能力，可对数据进行备份，即使在更换电池时，也具有保留校准和内存数据的功能。MP测定仪具有防水功能，可漂浮，浸没在水下1米处也完全可以操作。

#### 灵活的通讯

可选配的USB供电MP-基座附件包以及MP DataLink软件减少了数据记录的时间和错误的发生，实现了快速、简便数据下载。MP DataLink软件可自动组织数据（记录编号、测量类型、测量值和测量单位、溶液类型、温度、日期和时间标签），而且输出的数据是CSV的文件格式。



Be Right™

## 技术指标

电源	9V碱性电池
显示	可显示4-digit的液晶屏 (LCD)
防护等级	IP 67/NEMA 6; 防水等级可达到水下1米
操作/存储温度	0-55°C
箱子/电导率 样品池材质	VALOX®塑料†

## 电导率:

量程: 0-9999 $\mu$ S/cm, 10-200mS/cm,  
有5种自动量程选择  
分辨率: 0.01(<100 $\mu$ S), 0.1(<1000 $\mu$ S), 1.0(<10mS),  
0.01(<100mS), 0.1 (<200mS)。  
准确度: 读数的 $\pm$ 1%  
自动温度补偿: 0-71°C  
可调节到25°C的温度补偿: 0-9.99%/°C

## 总溶解固体:

量程: 0-9999ppm, 10-200ppt, 有5种自动量程选择

## 矿物质/盐:

量程: 0-9999ppm, 10-200ppt, 有5种自动量程选择

## 电阻率:

量程: 10K $\Omega$ -30M $\Omega$

## pH

量程: 0-14pH  
分辨率: 0.01pH  
准确度:  $\pm$ 0.01pH  
自动温度补偿: 0-71°C

## ORP:

量程:  $\pm$ 999mV  
分辨率: 1mV  
准确度:  $\pm$ 1mV

## 温度

量程: 0-71°C  
分辨率: 0.1°C/F  
准确度:  $\pm$ 0.1°C

## MP测定仪型号选择指南

参数	MP-4	MP-6p	MP-6
pH		●	●
ORP		●	●
电导率	●	●	●
电阻率	●		●
总溶解固体 (TDS)	●	●	●
矿物质/盐		●	
温度	●	●	●

## 订购指南

## 套装

货号	描述
HMP4EPD	MP-4便携式测定仪, MP-基座, 硬质仪器箱, 供校准使用的50mL NaCl, KCl和442标准溶液。
HMP6PEPD	MP-6p便携式测定仪, 带pH存储溶液, MP-基座, 硬质仪器箱, 供校准使用的50mL NaCl, KCl和442标准溶液, 以及50mL pH缓冲溶液系列。
HMP6EPD	MP-6便携式测定仪, 带pH存储溶液, MP-基座, 硬质仪器箱, 供校准使用的50mL NaCl, KCl和442标准溶液, 以及50mL pH缓冲溶液系列。

## 仅测定仪

货号	描述
HMP4	MP-4便携式测定仪
HMP6P	MP-6p便携式测定仪, 带pH存储溶液
HMP6	MP-6便携式测定仪, 带pH存储溶液

## 附件

货号	描述
HMPDOCK	MP-基座附件包 (含MP DataLink软件)。
HMPCASE	硬质仪器箱, 可放MP便携式测定仪、MP-基座及多达6种50mL的标准溶液。
2975126	酸性的电极清洗液, 50mL



Be Right™



## 2100AN型台式浊度仪

除了具有2100N全部功能之外，2100AN型实验室浊度仪扩大了浊度测量范围，增加了色度测量功能。适用于饮用水、废水、地表水、地下水检测以及教育、科研、工业过程控制及产品质量控制等不同领域的浊度测量。仪器所具有的可编程信号平均功能、仪器自动校准功能、内置打印机的打印功能等，大大优化了测试过程，方便了数据管理；采用哈希公司专利技术开发的比率测量模式，有效保证了色度干扰的消除；灵敏的故障自诊断功能，可及时提醒使用者发现并排除仪器故障；可通入空气对样品测试腔进行吹扫，防止水汽凝结引起的光散射，因此适合于冷、热水样浊度的测量。



仪器具有数据存储功能，可通过HachLink™软件将实验数据直接下载至计算机，便于数据的存储与管理。内置的打印机可以直接打印测量结果及相关参数。

### 技术指标：

光源：	钨灯
符合标准：	满足USEPA方法180.1的要求
量程范围：	浊度：0-10000NTU 色度：0-500CU
准确度：	浊度： (1) 0-1000NTU：0.01NTU 或读数的±2%； (2) 1000-4000NTU：读数的±5%； (3) 4000-10000NTU：读数的±10%； 色度： (1) 0-30CU：±2CU； (2) 0-500CU：±5CU
分辨率：	浊度：0.001NTU 色度：1CU
比率测量功能：	有
最小取样体积：	20mL
测量模式：	NTU, NEP, EBC, ABS, T%， 色度单位，用户自定义单位
重现性：	读数的±1%或0.01NTU
电源：	230V, 50/60Hz
操作环境：	10~40℃，90%相对湿度，在25℃ 时无冷凝现象
仪器重量：	3.43千克

### 订购指南：

2100AN型实验室浊度仪的标准配置包括：一台2100AN型实验室浊度仪主机，6个样品池、装在密封小瓶中的StabiCal一级标准液、硅油、用户手册等。

货号	描述
47001-02	2100AN型实验室浊度仪及相关附件

### 选购附件：

货号	描述
26595-05	装在密封小瓶中的StabiCal一级标准液
30312-00	符合USEPA认可的色度滤色片
25892-00	Gelex二级标准系列
2461-49	福尔马肼浊度标准液，4000NTU，500mL
49665-00	HachLink数据采集软件

样品池、硅油、样品池擦拭布、样品过滤脱气装置及流通池组件的订货号，请参见2100N的“选购附件”部分。



Be Right™

## 2100N型台式浊度仪

2100N型实验室浊度仪，采用了哈希公司专利技术的光学系统设计而成，用于教育、科研、饮用水处理、废水处理、地表水、地下水检测以及工业过程控制以及产品质量控制等不同领域的浊度测量。

2100N型实验室浊度仪主要特点如下：

- 2100N采用了哈希公司专利一比率测量技术，保证有效消除色度的干扰；
  - 可编程信号平均功能，保证了测量结果的准确性；
  - 灵敏的故障自诊断功能，可及时提醒使用者发现并排除仪器故障；
  - 可通入空气对样品测试腔进行吹扫，防止水汽凝结引起的光散射，因此适合于冷、热水样浊度的测量。
- 仪器具有数据存储功能，可能过HachLink™软件将实验数据直接下载至计算机，便于数据的存储与管理。



### 技术指标：

光源：	钨灯
符合标准：	USEPA 180.1
量程范围：	0-4000NTU
准确度：	(1)0-1000NTU：0.01NTU或读数的±2%；(2)1000-4000NTU：读数的±5%。
测量模式	三种模式：NTU，NEP及EBC
比率测量功能：	有
最小取样体积：	20mL
分辨率：	0.001NTU
电源：	230V,50/60Hz
操作环境：	10~40℃，90%相对湿度，在25℃时无冷凝现象

### 订购指南：

2100N型实验室浊度仪的标准配置包括：一台2100N实验室浊度仪主机，6个样品池、装在密封小瓶中的StabilCal-一级标准液、硅油、用户手册等。

货号	描述
47000-02	2100N型实验室浊度仪及相关配件。

### 选购附件：

货号	描述
20849-00	样品池，六个 / 套
26621-05	装在密封小瓶中的StabilCal-一级标准液
1269-36	硅油，15mL
47076-00	样品池擦拭布
43975-00	样品脱气装置
43975-10	样品过滤和脱气装置
47449-00	手动流通池组件
47450-02	自动流通池组件
25890-00	Gelex二级标准系列
2461-49	福尔马肼浊度标准液，4000NTU，500mL
49665-00	HachLink 数据采集软件



## 2100Q便携式浊度仪

作为世界浊度测量技术的领导者，哈希公司最新研发的2100Q便携式浊度仪在使用的简便性和测量的精度方面，又有全新突破。例如校准和验证屏显提示功能、简单的数据传输功能、创新的RST测量功能等，为您提供稳定、准确的测量结果。



### 特性和优点：

#### 可以在现场进行精确测试光学系统

2100Q光学系统利用哈希公司专利的比率测量，双检测器的光学系统可以对样品的色度，光线波动以及杂散光进行补偿，对于大多数样品而言，即使在现场环境恶劣的条件下，仍可以获得实验室级别的测量性能。

#### 对于快速沉降样品，测量准确

2100Q便携式浊度仪采用了一种创新的快速沉降浊度测量模式，对于难以测量的快速沉降样品，2100Q可以为您提供准确的、重现性好的测量结果。根据一系列自动读数，采用一种特殊的运算法则可以计算浊度值，无需多余的测量和估计。

#### 简便的数据传输

使用可选配的USB+电源模块时，2100Q数据的传输非常简便、灵活，不需要其它的软件。所有的数据都可以传输到模块中，并使用USB连接装置下载到电脑中，为您提供有用完整的数据。有两种不同的模块可供选择，您可以根据您自己的需要确定连接方式和供电方式。

#### 方便的数据存储功能

仪器最多可以自动存储500组测量值，便于用户进行访问和备份。存储的信息包括：日期和时间、操作人员编号、读数模式，样品编号、样品数、单位、校准时间、校准状态、错误信息和结果。

#### 校准和验证简便

校准和验证屏中文显提示功能即可以为您节省时间，又可以确保准确度。操作界面简单，常规校准时，无需参照复杂的操作手册即可完成，单点Rapid-Cal校准为低量程测量提供了简单的解决方案。

### 技术指标：

测量方法	比率测量技术-90度散射光和透射光
符合的法规	符合EPA方法180.1
量程	0-1000NTU
准确度	在0-1000NTU之间，准确度为读数的±2%加上杂散光
分辨率	最低量程时为0.01NTU
杂散光	<0.02NTU(FNU)
读数模式（用户可选）	正常模式（按键即可读数） 信号平均 快速沉降浊度
数据存储	500组数据
电源要求	AC100-240V，50/60Hz(使用电源或USB+电源模块)； 4AA碱性电池； 可充电的镍氢电池（与USB+电源模块一起使用）
语言	中文、英语等22种
接口	可选择USB
仪器防护等级	IP67（密封盖、电池室除外）

### 订购指南：

货号	描述
2100Q-01	含有2100Q主机、便携箱、碱性电池StabiCal一级校准液，10NTU的一级验证标准、6个样品池、仪器操作手册、快速启动指南、硅油和油布。

### 可选附件

货号	描述
29601-00	Citizen PD-24打印机
58360-00	Citizen PD-24打印机的打印纸，5/pk
29712-05	装在密封小瓶中的StabiCal-级标准液
LZV813	USB+电源模块

### 更换部件

货号	描述
29617-01	10NTU验证标准
1269-36	硅油
46539-00	灯组件



Be Right™

## 1900C经济型便携式度仪

1900C便携式浊度仪，为中国市场量身定做。沿用哈希在浊度分析领域的领先技术，专为中国用户设计制造的经济型浊度分析仪，满足“GB5749-2006生活饮用水卫生标准”，“CJ3020-93生活饮用水水源水质标准”，“GB/T14848-93地下水质量标准”等标准的要求，兼顾了浊度测试的高精度要求和普通用户的经济型要求。



### 特性和优点：

哈希公司提供的1900C便携式浊度仪，具有实验浊度仪的优越性能，既可用于野外测试，又可用于实验室的水质分析，可广泛应用于饮用水、废水、纯水、工业水及环境水的浊度值测量。

1900C浊度仪测量方法是依据美国国家环保局（USEPA）第180.1号方法设计而成，采用了先进的双检测光学系统，可补偿样品颜色、光波动以及杂散光引起的测量误差；信号平均模式的设计，补偿了样品中处于光路上的颗粒漂移而引起的读数误差。1900C浊度测试可在1分钟之内完成，测量过程快速而简便；灵敏的故障自诊断功能，可及时提醒使用者发现并排除仪器故障；哈希公司专利的Ratio光学技术与微处理技术的完美结合，大大提高了仪器的精确度、灵敏度和可靠性。

1900C浊度仪采用便携式设计，经济型，适用于中小水厂，工业用户，饮料厂，水产养殖，游泳池，卫生疾控，医院等部门的浊度测量。

### 技术指标：

符合标准	满足USEPA方法180.1的要求
量程	当小数点位置自动变化时，为0-1000NTU；或者当手动选择测量范围时，为0-9.99、0-99.9和0-1000NTU
测量模式	NTU
光源	钨灯（保证低浊度时更高灵敏度）
分辨率	在最低测量范围时为0.01NTU
电源要求	四节五号碱性电池或可选择整流器
操作温度	0到50℃
重量	520g
重复性	(0-1000 NTU) 不大于1%
零点漂移	± 1.5% F.S.
示值稳定性	± 1.5% F.S.
线性误差	1%

### 订购指南：

货号	描述
1900C标准配置包括：	一台1900C便携式浊度仪主机，样品池（2个），4000NTU校准液（100mL），用户手册等。
68925-00	1900C便携式浊度仪及相关附件

### 选购附件：

货号	描述
24347-06	样品池，六个/套
26594-05	装在密封小瓶中的StabiCal-级标准液
2461-49	Formazin备用液，4000NTU，500毫升
47076-00	样品池擦拭布
43975-00	样品脱气装置
43975-10	样品过滤和脱气装置



## TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪

TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪在市政和工业废水、饮用水以及河流监测中是一种非常理想的远程监测工具。该仪器可以用做监测过程中的一种优化工具，也可以作为校准或验证在线传感器的一种简便方法。

### 特性和优点：

- 一台仪器可以测量三个参数
- 多条校准曲线，便于使用
- 简便的污泥界面测量
- 气泡补偿测量保证更高的精度
- 测量材质，使用寿命长
- 使用可充电的电池供电



### 技术指标：

操作模式：	单点测量、间歇测量或连续测量
量程：	浊度：0.001-4000NTU SS：0.001-400g/L
操作温度：	0~60℃
操作压力：	0~10bar
相对湿度：	0~95%相对湿度
电源要求：	测定仪：6节可充电型镍氢电池（推荐型号为1.2V/min.1800mAH)或6个“AA”标准电池。
一体化充电器：	115/230Vac, 50/60Hz
传感器电缆长度：	10米
便携仪防护等级：	IP55
传感器防护等级：	IP68
输入电流：	约60mA
液接材料：	传感器外壳：不锈钢 传感器视窗：蓝宝石
数据存储：	最多可以存储290个测量值
重量：	测定仪：0.6kg 传感器：1.6kg
尺寸：	便携仪：110×230×40mm 传感器：290×40mm 便携箱：320×450×110mm
保修期：	2年

### 订购指南：

货号	描述
LXV322.99.00002	全套的TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测系统，电池、包括测定仪、传感器、可充电供充电电池使用的带有4个转接器的充电器、用户手册、快速启动指南和便携箱。

### 更换部件：

货号	描述
LXV320.99.00002	仅TSS Portable便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪便携仪
LXV321.99.00002	仅TSS 浊度、悬浮物和污泥界面传感器；带有10米长的电缆和插头
LZY607	充电器：供充电电池使用；含4个转接器（可在西班牙、美国、英国、香港、马来西亚、新加坡、澳大利亚、新西兰和中国使用）
LZY 606	电池座
LZY 604	可充电的镍氢电池，6节
LZY 605	硬质便携仪器箱；带手柄，空箱





## 哈希现场组件背包

方便、灵活、符合人体工程学的背包有如下特性：

- ✓ 防水的密封层可存放湿化学试剂。
- ✓ 分成若干隔间的箱子可有序存放测试耗材。
- ✓ 通用手提电脑的隔层（最大可存放15.4"的手提电脑）。
- ✓ 隔层可用来存放固定的物品。
- ✓ 拉链式的干燥存储袋可存放文件或填充了液体的设备。
- ✓ 侧面的弹性针织袋可存放瓶子。
- ✓ 外面的粘扣带可存放缆线或探头。
- ✓ 带伸缩拉杆的滑轮（仅适用于大尺寸的背包）。



### 订购信息

货号	产品描述
2990700	含箱子的小尺寸背包
2990800	含箱子的大尺寸背包
2985000	大尺寸背包
2984900	小尺寸背包



Be Right™

## 自来水和工业领域启动组件

货号	产品描述	信息 (所包含的物品)
2991200	工业行业小背包启动组件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DR890便携式比色计</li> <li>• MP-6 便携式测定仪 (pH, ORP, 电导率, TDS和电阻率) 基础组件。</li> <li>• 数字式滴定器通用组件。</li> <li>• 大尺寸或小尺寸背包。</li> <li>• 大尺寸或小尺寸整理箱。</li> <li>• 防水箱</li> <li>• 试剂包含:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>总氯, DPD (货号为 2105669 &amp; 1406499)。</li> <li>余氯, DPD (货号为 2105569 &amp; 1407099)。</li> <li>亚硝酸盐, NitraVer 2 (货号为 2107569)。</li> <li>铁, FerroVer (货号为 2105769)。</li> <li>磷酸盐, 钼钒法 (货号为 2076032)。</li> <li>硬度 (货号为 2448700)。</li> <li>碱度 (货号为 2271900)。</li> <li>亚硫酸盐 (货号为2272300)。</li> </ul> </li> </ul>
2991100	工业行业大背包启动组件	
2990900	自来水小背包启动组件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2100Q便携式浊度仪。</li> <li>• PCII袖珍比色计, 中/高量程余氯比色计。</li> <li>• MP-6便携式测定仪 (pH, ORP, 电导率, TDS和电阻率)。</li> <li>• 大尺寸或小尺寸背包。</li> <li>• 大尺寸或小尺寸整理箱。</li> <li>• 防水箱</li> </ul>
2991000	自来水大背包启动组件	

\* 自来水或工业行业组件中的两种型号 (大、小) 都包括相同的仪器和化学试剂。唯一的不同是背包的尺寸大小。

	小尺寸背包	大尺寸背包
材质	尼龙	尼龙
尺寸		
内部	15 × 12 × 6 in (高 × 宽 × 长)	17 × 14 × 6 in (高 × 宽 × 长) 21 × 16 × 15 in (高 × 宽 × 长)
外部	18 × 13 × 13 in (高 × 宽 × 长)	可伸缩的拉杆 38 × 16 × 15 in (高 × 宽 × 长)
容量	9.1kg	13.6kg
隔层	1个大隔层, 4个小隔层	1个大隔层, 4个小隔层
松紧带	有6个	有6个
干式存储袋	可拆除	可拆除
可伸缩拉杆和内嵌滑轮		已包括
滑轮的舒适垫片		已包括



## LICO 690 专业液体色度仪

这是一款高性能的色度仪，使用基准光束技术对清晰透明的液体颜色进行测量。拥有超过25个内置色标。

### 特性和优点：

- 支持所有重要的色度标准
- 自动识别多种比色皿
- 测量结果精准
- 高度智能化，通过以太网接口可以连接到现有的实验室网络中
- 操作简便、读数快



LICO690型色度仪不论是在实验室还是对于工业生产，均提供专业的色度分析解决方案。不仅利用彩色触摸屏，提供全面的直观操作，还使用先进光谱技术，使测量结果更加准确。它操作方便、读数快、测量精准，具有无与伦比的测试可靠性。

### 技术指标：

色标：	Acid Wash (工业芳香烃)；ADMI (铂钴, Hazen, APHA)；ASTM D 1500 (矿物油)；中国药典色度标准 (CP)；DAB 1996；EBC (啤酒、麦芽汁等)；Gardner；Hess-Ives；ICUMSA (糖)；Iod；Klett；Saybolt；USP24；黄色指数；AOCS y/r
光源：	卤钨灯
光谱带宽：	5 nm
光度准确度：	0.005 Abs, 0~0.5 Abs；1%，0.5~2.0 Abs
光度线性：	1%，546 nm处
光度测量范围：	±3.0 Abs (波长范围340-900 nm)
重现性：	±0.2%透光率
扫描速率：	8 nm/s (每步1nm)
波长范围：	320 nm ~1100 nm，自动校准
波长精确度：	±1.5 nm (波长范围340-900 nm)

波长重现性：	0.1 nm
波长分辨率：	1 nm
比色皿：	11 mm 圆形，50 mm 矩形，10 mm 矩形
数据储存：	1000个吸光度值，100个色度参比值，20个波长扫描，20个时间扫描，3000个色度测量值
显示屏：	7英寸，TFT WVGA彩色触摸屏，800x480像素
包含附件：	适配器，防尘罩，通用电源，用户手册
接口：	2个A型USB接口，1个B型USB接口，1个以太网接口
电源：	50/60 Hz，110 - 240 V 交流电源
尺寸 (高x宽x深)，重量：	151 mm x 350 mm x 255 mm，4.2 公斤

如有变更，恕不另行通知。

### 订购指南：

货号	描述
LMV187.99.40001	LICO690型色度仪

## LICO 620 便携式色度仪

### 可测量以下五种ISO/ASTM色度

- Hazen/APHA/PtCo-colour标准
- Gardner-colour标准
- Iodine-colour标准
- Saybold-colour标准
- ASTM D 1500标准

### 技术指标：

光源：	卤钨灯
光谱带宽：	5 nm
光度准确度：	0.005 Abs(0至0.5 Abs)；1% (0.5至2.0 Abs)
光度线性：	1%，使用中玻璃 波长546 nm处
光度测量范围：	±3.0 Abs (波长范围340-900 nm)
重现性：	±0.2%透光率
波长范围：	380 nm ~720 nm
波长精确度：	±1.5 nm (波长范围340-720 nm)
波长重现性：	0.1 nm
波长校准：	自动

比色皿：	10, 50mm 矩形比色池，11mm圆形比色池
数据储存：	400
显示屏：	7英寸，TFT WVGA彩色触摸屏，800x480像素
包含附件：	适配器，防尘罩，通用电源，用户手册
接口：	2个A型USB接口，1个B型USB接口，1个以太网接口
电源要求 (Hz)：	50/60 Hz
电源要求 (电压)：	110 - 240 V 交流电源
尺寸 (高x宽x深)：	151 mm x 350 mm x 255 mm
用户界面语言：	中文、英语等
重量：	4.2kg

如有变更，恕不另行通知。

### 订购指南：

货号	描述
LMV187.99.20001	LICO620型色度仪



Be Right™

## QuikChem 8500S2流动注射分析系统

HACH公司所属品牌Lachat公司生产的Quikchem 8500S2（简称QC8500S2）型流动注射（FIA）分板仪，采用模块化设计，根据样品的分析流程，由计算机软件控制自动完成每一个样品的全过程分析，包括标准系列溶液的配制、取样、样品前处理、化学反应、信号检测、数据报告等。已经有500多种方法应用于检测地表水、地下水、海水、污水、土壤、植物、肥料以及发酵过程和清洁剂、食品、饮料、啤酒、烟草、饲料、制药等行业。

### QC8500S2 型流动注射（FIA）

#### 分析仪的主要特点：

- 大批量样品全自动、多种检测项目同时快速、准确分析；
- 非稳态理论的成功应用显著缩短分析时间，大大地提高工作效率；
- 紫外硝酸盐专利技术，相比之前使用的铬柱在保证100%还原效率的前提下不需要任何耗材，实现真正的绿色环保。
- 彻底消除样品间的交叉污染；
- 样品、试剂低消耗减少废液环境污染；
- 各种分析方法符合USEPA、ISO、DIN 标准方法；
- 30年的成熟应用历史；

连续流动分析（Continuous Flow Analysis）技术是20世纪中叶科研工作者为了应对大批量的分析样品而开发的自动分析仪器，当时为了解决样品在分析流路中的扩散现象，需要往分析流路中注入气泡，称为隔断流动分析（Segmented Flow Analysis）。

J.Ruzicka和E.H.Hansen在SFA的基础上共同创立了流动注射（Flow Injection Analysis）分析技术，即在封闭的管路中向连续流动的载流断续地注入一定体积



的样品，试剂与样品在混合圈中反应，然后流过检测器。化学分析未必在稳定状态下进行，这是FIA的重要理念。

#### 流动注射FIA技术有如下特点：

- 非稳态分析理论的成功应用成倍地缩短分析时间；
- 先进的工艺及改良技术使得加、除气泡装置不再需要；
- 大大缩小了分析流路管线的管径，减少了样品和试剂的使用量；
- 在确定了管线长度和内径的流路系统后，可得到准确的样品体积和稳定的液体流速，从而获得无与伦比的精确度和准确度；


Lachat公司从1978年起就开始生产FIA商品仪器，QuikChem 8500S2型流动注射分析仪由计算机软件控制全自动完成每一个样品的分析过程，包括标准系列配制、取样、样品前处理、化学反应、检测、数据报告。仪器开机只需5-10分钟就可以稳定运行，最多可以5通道同时分析，每小时可检测20-150个样品。



应用领域	分析项目
自来水/地表水/ 污水/海水	氰化物、挥发酚、阴离子洗涤剂、总氮、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总磷、磷酸盐、硫化物、氯化物、氟化物、酸度、碱度、色度、硬度、电导率、铝、硼、钙、铁、锰、镁、硅、尿素、甲醛等
土壤/植物	总氮、氨氮、硝酸盐氮、凯氏氮、磷酸盐、硫酸盐、铝、锰、镁、钼、锌、钾、硼、溴化物、酚类等
肥料	氨氮、硝酸盐、总氮、钾、尿素、氟化物、硫酸盐等
饲料	钙、凯氏氮、磷等
饮水	酸度、色度、氨基酸、游离氨基氮、葡萄糖、磷、硫酸盐等
烟草	总糖、尼古丁、氨氮、硝酸盐、山梨酸等

Lachat流动注射仪根据样品的分析流程按顺序分为5个模块：

- 自动进样器
- 自动稀释器
- 试剂泵
- 前处理器
- 化学反应单元
- 检测器
- 数据处理部分

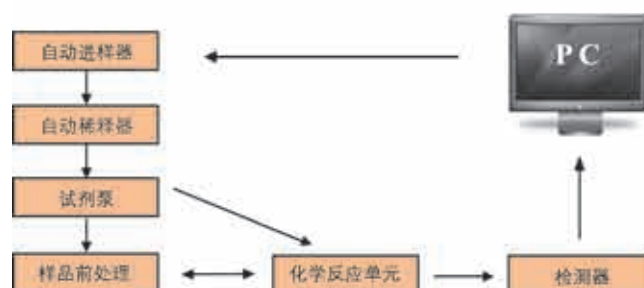

### XYZ三维自动进样器

LachatXYZ三维自动进样器由计算机控制，能满足用户对不同样品体积量的应用要求。内置的冲洗池保证将样品输送管线冲洗干净，完全避免样品滞留引起交叉污染。



ASX500 配备240/360位  
样品架及16位标准架



ASX260配备120/180位  
样品架及10位标准架

### 自动化稀释器

自动稀释器自动配制校正工作曲线标准系列溶液，也可根据用户的测量要求将样品稀释到1:1, 6至1:4000倍。

如果样品的浓度检测超出方法的线性检测范围，Lachat数据处理系统可自动识别，然后仪器会将该样品以适当的倍数进行稀释再重新检测而获得正确结果。



PDS200自动稀释器



Be Right™



## 高精度试剂泵

全部用于定量输送样品和反应试剂，分 16 通道和 12 通道两种规格。每个通道的泵管相互独立，可单独进行更换。有数字显示及按键来设定流速和流向，流速可手动随意调整，亦可通过软件自动进行待机和正常分析之间的切换。

## 在线样品预处理

样品前处理是影响分析速度的关键因素，操作人员甚至要接触毒性很大的试剂。Lachat 流动注射分析仪配套了多种分析项目的前处理器，包含氨氮、总氮、总磷、挥发酚、氰化物、硫化物、阴离子表面活性剂...

前处理器为您自动完成消解、蒸馏、萃取等工作，您所需要做的只是将样品放在自动进样器上而已！

## 化学反应单元

这是流动注射分析仪的核心部分。载流、样品、显色剂及其他试剂由试剂泵引入，通过六通阀进入反应圈反应后流入检测器。

化学反应单元分为分析箱体和方法模块两个部分。六通阀、加热器、加热控制器以及检测器都安装在分析箱体上。每一个检测项目都有一个对应的方法模块，方法模块由成套配置的泵管、样品环、反应圈、滤光片等部件组成，样品环和反应圈固定在一块聚脂塑料板上，更换分析项目就是更换装载在分析箱体上的方法模块。由于不存在玻璃部件，更换方法模块更方便、快捷。

一些反应需要加热，QC8500S2 的加热器由一个加热盒与可编程面板式组成，温控器可设定温度从 25°C 到 160°C。

Lachat 公司现提供 500 多种现成的反应模块，根据用户分析的样品领域、浓度范围、分析原理等条件的不同，对于每一个分析项目都有多种方法模块供选择。例如氨氮的就有多达 40 种方法供用户选择。

## 检测器——高灵敏度数码分光光度计，完全计算机控制

高灵敏度单波长双光束分光光度计，完全计算机控制，无需手动调整基线，灵敏度，增益和光通量。极高的分辨率大大扩展了所有分析方法量程范围。流通池的平坦表面和光导纤维耦合技术保证平行光穿过样品。双光束原理和自动校正空白标准保证了极高的灵敏度，极低的漂移。可选择 20mm 比色池来进一步提高灵敏度。

除光度计外，还可根据需要选择配置不同的检测器，如电导检测器、生物传感器、离子选择电极，荧光光度计和紫外分光光度计等。


## 数据处理系统

是一套应用于 WINDOWS 2000/XP/Vista 平台下的 Omnion FIA 多任务程序控制软件，标准曲线调用、数据获得与报告可自动生成。实时显示样品峰与浓度值，可同时显示 8 个通道的谱图。

Omnion FIA 软件具有独特的 QC/QA 质控功能，支持多种不同的 QC 协议，可保证：



- 结果的准确性与精密度；
- 不需要操作人员在分析过程中介入；
- 用户自行设置质控样品及标准；
- 用户自行设置质控限度；
- 用户自行规定仪器质控校正操作；
- 给予客户及认证机构最大的信心；
- 根据用户的要求格式自动生成报告；

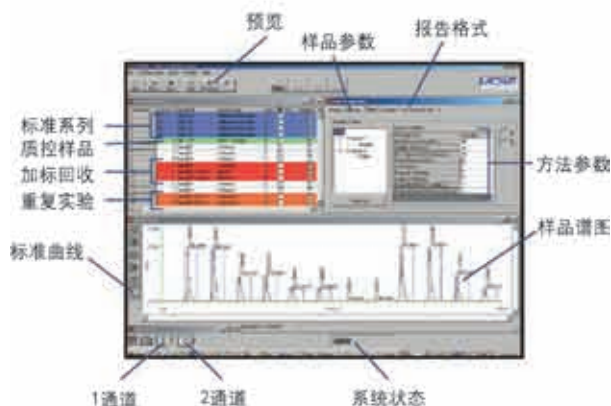

## Lachat QC8500S2 技术指标

分析方法:	FIA (流动注射分析); 结合IC (离子色谱)
准确度及重现性:	0.50%
通道:	最多5个
光源:	钨卤灯
检测器:	单波长双光束光度计(340—880nm)
加热器:	25—160°C
阀:	高效六通样品注射阀
滤光片类型:	干扰型滤光片
试剂泵:	12或16管位, 可通过软件控制
稀释器:	稀释1.6—4000倍
混合线圈:	Teflon管
流通池:	10mm和20mm光程
峰测量:	面积/高度
管径:	0.8mm/0.5mm
样品注射量:	2uL—250uL
样品分析量:	90个样品/小时/通道
数据质量控制:	实时闭环数据控制
硬件:	PC控制操作
推荐操作系统:	Windows 2000,XP,Vista
软件:	32位Omnion3.0软件实时数据质量控制 支持LIMS数据输入和输出支持多种语言
尺寸 (长×宽×高):	5通道系统: 70.1×61.0×25.1厘米 2通道系统: 70.1×40.6×25.1厘米



## IL500 总磷自动分析仪

传统的总磷消解法不仅耗时，而且操作过程繁琐，很难满足大批量样品的分析测试需要。由HACH公司开发并投入市场的IL500总磷自动分析仪，可进行正磷、总磷自动消解和测定过程。IL500总磷自动分析系统由三个单元组成：控制单元、样品转换单元、消解和分析单元。

IL500P总磷自动分析仪为大批量样品的磷元素分析测试提供了切实可行的解决方案，特别适用于工业及市政实验室、大型污水处理厂、电力工业等领域的水质分析。IL500P总磷自动分析仪具有以下显著特点：

- 有36个样品瓶的自动进样装置，也可选购53个样品瓶的自动进样装置；
- 每次测量间隙，管路可实现自动清洗，避免管路的携带效应；
- 具有无线红外通讯连接以及RS232接口，方便了数据的下载；
- 使用预制试剂，可大大缩短试剂的制备时间；
- IL500P总磷自动分析仪分析系统的管路可允许100 $\mu$ m粒径的颗粒通过；
- 总磷的测试无需样品制备过程、无需使用通风橱以及不用接触有毒有害试剂，整个分析过程省时、安全；
- 同一台控制器可同时管理IL500P和IL500N两套分析系统

IL500P总磷自动分析仪分析过程简单：将样品信息输入到控制单元中，自动进样器向消解及分析单元自动进样。自动针式冲洗以及针式样品混合功能，保证了测量结果的准确性以及取样的无污染化。



### 技术指标：

分析方法：	880nm 钼酸铵比色
消解方法：	酸性过硫酸盐快速消解法（150 $^{\circ}$ C，6bar）
样品 pH：	pH 2-10
测量范围：	0.01-3.8mg/L PO <sub>4</sub> -P
准确度：	<2%在1mg/L
精确度：	<1%
分析单元校正方法：	单点或多点校正
消解、分析单元管路：	允许100 $\mu$ m粒径的颗粒通过
自动进样器转盘：	直径240mm, 有两种型号： (1) 带36个样品瓶，有搅拌功能 (2) 带53个样品瓶，无搅拌功能
控制单元显示屏：	彩屏显示
消解及分析单元重量：	40千克
自动进样器转盘重量：	5千克

### 订购信息：

请与哈希公司销售人员或当地经销商联系。



Be Right™

## IL500 总氮自动分析仪

传统的总氮消解法不仅耗时，而且操作过程繁琐，很难满足大批量样品的分析测试需要。由HACH公司开发并投入市场的IL500总氮自动分析仪，可进行总无机氮、总有机氮的自动消解和测定过程。IL500总氮自动分析系统由三个单元组成，分别是控制单元、样品转换单元、消解和分析单元。



IL500总氮自动分析仪为大批量样品的氮元素分析测试提供了切实可行的解决方案，特别适用于工业及市政实验室、大型污水处理厂、电力工业等领域的水质分析。IL500总氮自动分析仪具有以下显著特点：

- 有36个样品瓶的自动进样器，也可选购53个样品瓶的自动进样器；
- 每次测量间隙，管路可进行自动清洗，避免管路的携带效应；
- 具有无线红外通讯连接以及RS232接口方便了数据的下载；
- 使用预制试剂，可大大缩短试剂的制备时间；
- IL500总氮自动分析仪分析系统的管路可允许100 $\mu$ m粒径的颗粒通过；
- 总氮的测试无需样品制备过程、无需使用通风橱以及不用接触有毒有害试剂，整个分析过程省时、安全；
- 同一台控制器可同时管理IL500P和IL500N两套分析系统。

IL500总氮自动分析仪分析过程简单：将样品信息输入到控制单元中，自动进样器向消解及分析单元自动进样。自动针式冲洗以及针式样品混合功能，保证了测量结果的准确性以及取样的无污染化。

### 技术指标：

分析方法：	210, 228nm 比色法
消解方法：	碱性过硫酸盐快速消解法 (150°C, 8bar)
样品 pH：	pH 2-11
测量范围：	低量程 0.5-30mg/L TN 高量程 30-150mg/L TN
准确度：	<2%在 15mg/L
精确度：	<1%
分析单元校正方法：	单点或多点校正
消解、分析单元管路：	允许 100 $\mu$ m 粒径的颗粒通过
自动进样器转盘：	直径 240mm，有两种型号： (1)36个样品瓶孔，带搅拌功能； (2)53个样品瓶孔，无搅拌功能；
控制单元显示屏：	彩屏显示
消解及分析单元重量：	40千克
自动进样器转盘重量：	5千克

### 订购信息：

请与哈希公司销售人员或当地经销商联系。



Be Right™

## Eclox™ 便携式水质毒性分析仪

针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计坚固型、防水、便携式毒性分析仪。Eclox™ 既可用于世界上流行的发光细菌法生物毒性分析，也可用于适用于恶劣环境的化学毒性分析。Eclox™ 的内置软件可以通过大的液晶屏直观的显示测定结果，甚至图形化显示，即使是一个毫无毒性分析经验的操作人员也能方便的使用。Eclox™ 还可以与PC连接，通过专用软件LUMISsoft4，进行进一步的数据处理，比如根据ISO11348计算样品的LID、EC值等。

### Eclox™ 具有如下特点:

- 1台仪器可用于化学发光和细菌生物发光毒性两种分析方法
- 化学发光法预制试剂可在室温下保存，发光细菌法预制试剂为符合ISO11348的费氏弧菌冻干粉
- 常温测试，适用于各种环境
- 快速分析被污染的水体
- 可靠的水质分析结果
- 操作简单，无须专业培训
- 可更换的耗材
- 轻便，易携带
- 拥有数据下载软件
- 对各类重金属、毒剂及化学战争制剂响应灵敏



HACH Eclox™ 便携式水质毒性分析仪是USEPA在紧急响应草案中推荐的水质分析仪器。该仪器的核心组件是用于现场水中重金属、毒剂、化学战争制剂等物质总体毒性检测。Eclox™ 适用于化学发光、生物发光两种测量技术。

## 产品性能

HACH Eclox™ 便携式水质毒性分析仪可测试参数包括:

- 水质生物毒性 • 砷 • 杀虫剂/神经毒剂
- 余氯 • 色度 • 总溶解性固体 (TDS) • pH

### 快速、简单的毒性评价

Eclox™ 光度计专用于分析水质毒性，是Eclox™ 水质毒性快速检测的核心组件。该方法通过USEPA环境技术认证项目 (ETV)\*，可有效地进行现场水中重金属、毒剂、化学战争制剂等物质总体毒性的检测。另外，该组件也可测试特定参数的化学、物理性质。一套耗材可满足50次以上的检测，并可在室温下稳定保存2年。"

### 发光细菌法分析技术

发光细菌在进行新陈代谢时会发出蓝绿色的光，若正常代被抑制，就会导致发光强度减弱。毒物能抑制甚至阻止发光细菌的正常代谢，当发光细菌和水样混合后，水样中的毒性物质会影响发光细菌的新陈代谢，从而使其发光强度减弱，减弱的程度与样品毒性物质的浓度成正比，与采用鱼、蚤和其他水生生物进行样品的传统毒性检测方法相比，发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强，凡有毒化合物、废水、废弃物的生物毒性均可测定。

### Eclox™ 化学发光法分析技术

化学发光法毒性分析技术是基于在辣根过氧化物酶的催化下，发光试剂与氧化物发生化学反应，在反应过程中会发生闪光 (化学发光)。当样品中存在有毒物质时，便会影响该反应的进行，进而影响发光强度，通过发光强度的变化即可确定样品毒性强度。与发光细菌法相比，化学发光法的检测速度更快，试剂成本更低，试剂更便于存储和携带，非常适用于水体的长期本底检测以及突发事件的水质快速风险评估。

### EZ 砷测试组件<sup>1</sup>

HACH Eclox™ 便携式水质毒性分析仪包含EZ 砷测试组件，该组件可方便快速的进行现场砷含量测试。预制试剂将水样中的无机砷转化为砷化氢后与砷测试试纸反应，通过试纸的变色确定水样中砷含量。

### 杀虫剂/神经毒剂检测<sup>2</sup>

杀虫剂测试试纸可检测包括有机磷类、硫代磷酸盐类、氨基甲酸酯类等含抗胆碱酯酶成分的杀虫剂的存在与否。该分析技术基于乙酰胆碱酯酶的抑制作用。当有杀虫剂或神经毒剂存在时，测试试纸将变蓝色，否则试纸将不变色。这意味着该试纸具有无危害故障机制，不会由于试纸失效而给出假阴性结果。

### DPD 余氯检测<sup>3</sup>

HACH Eclox™ 便携式水质毒性分析仪的余氯检测基于比色盘DPD法。包括余氯和总余氯测试 (各50次检测量)。DPD粉末加入到样品中后进行比色盘比色，分析量程0-3.5mg/L，精度0.1mg/L。

### 色度检测<sup>4</sup>

APHA 铂钴色度分析，基于直接比色盘比色分析。量程0-100 Pt-Co单位。

### 总溶解性固体 (TDS)检测<sup>5</sup>

笔式TDS检测仪具有防水、电池供电、数字显示等特点，使用标配的90mg/L 标液即可进行校正，量程10-1990 mg/L。

### pH检测<sup>6</sup>

笔式pH分析仪具有防水、电池供电、数字显示等特点，使用标配的pH缓冲液即可进行校正。

\* ETV(Environmental Technology Verification)是美国环保局(EPA)1994年开始采用的一种技术检测程序，旨在提高环境技术在市场中的接受程度，提供可信的第三方检测数据，以使用户、开发者、管理者和咨询者获得关于该技术的客观判断。

\*\* 仅针对化学发光法

1-6项为选配参数，用户订货时可根据需要选择。





## 技术指标:

尺寸	520x450x215mm
重量	9kg (总重)
使用环境条件	工作温度5℃~40℃ 环境湿度 20%~80%
质量标准	ISO9000
军用标准	Def Stan 08-41 化学品硬度标准 Def Stan07-55 鲁棒性标准 Def Stan00-35 环境条件标准
电池(光度计用)	4节碱性AA电池, 锂电池
电池寿命	碱性AA电池: 超过250次测量
认证	欧盟CE认证
通讯	RS232接口
软件	数据库软件, 可实现数据的记录与分析
测试参数	砷、发光毒性、余氯、总氯、铂钴色度、神经毒剂、杀虫剂、pH、总溶解性固体(电导率)
检测器	高灵敏度光电管
菌种	符合ISO11348标准规定的菌种
结果表述	直接显示样品综合毒性大小, 并提示样品毒性大小—超标或合格
单样检测时间	5min(化学发光法); 15min(细菌发光法)
存储	存储数据量200组以上
试剂保质期	化学发光法: 1年 发光细菌法: 1年

## 部分毒性物质化学发光毒性分析灵敏度

有机物		重金属		非金属	
酚	0.1 ppm	铜(硫酸盐)	1 ppm	氰化钾	0.01 ppm
苯胺	0.05 ppm	汞(硝酸盐)	1 ppm		
尿酸	0.001 ppm	铅(硝酸盐)	5 ppm		
加保扶	0.5 ppm				

## 其他测试试纸灵敏度:

砷: 0.01 ppm; 余氯: 0.1 ppm

## 杀虫剂测试试纸最低检测限:

氨基甲酸酯: 0.1-5 ppm; 硫代磷酸盐类: 0.5-5 ppm; 有机磷酸盐类: 1-5 ppm

## 订购信息:

## 仪器

货号	描述
28868-00	Eclox™(仪器为两种方法)+化学试剂和附件 Eclox便携式快速毒性分析仪, 包含化学发光法毒性测试试剂, 砷快速测试组件, 杀虫剂/神经毒剂测试试纸, 余氯/总氯测试组件, 色度测试组件, 笔式pH计, 笔式TDS计, 移液器, 黑色防水防震便携箱等。
2887000	Eclox™(仪器为两种方法), 仅仪器

## 耗材

货号	描述
28869-00	Eclox™预测试剂套件。包括50次化学发光毒性测试、10次杀虫剂/神经毒剂测试试剂、50次余氯/总氯测试、100次砷测试、pH标液等
28875-00	Eclox™化学发光毒性检测试剂套件, 100次装
LCW490	发光细菌法测试套件, 含复苏液、稀释液、2% NaCl溶液、瓶装NaCl固体、移液器及其吸头、试管架、计时器、塑料测试管等。
LCK491	发光细菌法试剂(费氏弧菌冻干粉) 发光细菌法测试的试剂为符合ISO11348要求的发光细菌冻干粉
LCK484	小包装的发光细菌法试剂(费氏弧菌冻干粉)
LZP1480	测试管, 500/pk

## 备注:

- (1) 若只配置化学发光法, 只需选择2886800;
- (2) 若只配置细菌发光法, 只需选择2887000+LCW490+LCK491;
- (3) 若需配置两种方法, 在2886800基础上增加LCW490+LCK491;



Eclox™ 毒性分析技术  
ETV认证证书


ETV (Environmental Technology Verification) 是美国环保局 (EPA) 1994 年开始采用的一种技术检测程序, 旨在提高环境技术在市场中的接受程度, 提供可信的第三方检测数据, 以使用户、开发者、管理者和咨询者获得关于该技术的客观判断。



Be Right™

## LUMIStox300 型生物毒性测试仪

LUMIStox300型生物毒性测试仪是基于毒性物质对发光细菌发光度的抑制作用而设计的，通过测定发光细菌发光度的变化，评价被测环境样品中由重金属和其它有机污染物所造成的急性生物毒性。与传统的鱼、蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比，发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广、凡有毒化合物、废水、废弃物的生物毒性均可测定。因此，生物毒性测试仪是对受污染环境的生物毒性检测进行初筛、检测较为理想的工具，也是其他领域开拓新的实验测试方法的新工具。

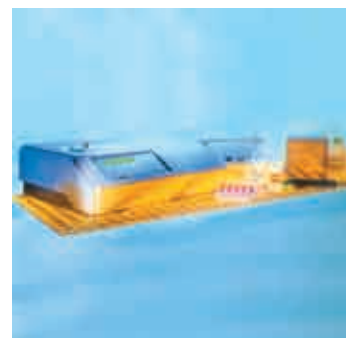

LUMIStox300 型生物毒性测试仪的毒性测试方法符合国际 ISO 标准，可进行急性、慢性毒性测试。该生物毒性测试仪由两部分组成：生物毒性测试仪主机及恒温反应模块，并配有毒性测试管。LUMIStox300 型生物毒性测试仪的特点如下

- 色度和浊度的自动补偿，无需进行参比试验；
- 测试过程中，全程监测发光细菌的活性；
- 内置光度计可以测量生长抑制度，因此可用LUMIStox300 进行慢性毒性测试。

LUMIStox300 型生物毒性测试仪操作简单、测试速度快，15-30 分钟就可完成一次毒性测试实验。LUMIStox300 型生物毒性测试仪可自动生成详细的测试报告，通过打印机打印出来，或者和电脑连接，进行相关的数据处理。

LUMIStox300 型生物毒性测试仪广泛应用于污水处理厂进、出水、垃圾填埋场的垃圾渗滤液，工业冷却水、淋洗水、水质风险性评价及污染源等地的水质生物毒性测试及评价。

### 技术指标：

电源配置：	48VA (230 V +/-10%; 50 Hz)
环境要求：	16 - 29°C , <80% 相对湿度，无水汽凝结现象
毒性仪重量：	7.75 kg

### 订购指南：

货号	描述
LPV384	LUMIStox300 型生物毒性测试仪毒性测试工作站 包括：LPV321.52：LUMIStox300型生物毒性测试仪 LTV053：LUMIStherm 恒温反应模块

### 选购附件及试剂：

货号	描述
LZP187	LUMIS 型毒性测试管
LZV093	数据采集与分析软件
LCK491	发光细菌(费氏弧菌)冻干粉，安瓿瓶包装，12支/包(1200次毒性测试) (需另购 LCX047 和 LCX048 两种试剂)
LCX047	发光细菌复苏液
LCX048	发光细菌稀释液



## BODTrak® II 生化需氧量分析仪

生化需氧量 (BOD) 指水中的有机物被微生物生化降解时所消耗的氧气量, 是反映水中有机污染物含量的一个综合指标, 主要用于监测地表水体中有机物的污染状况, 测定污水和废水的有机物污染负荷, 用来评价污水和废水的可生化性。BODTrak® II 生化需氧量分析仪采用压差法测量原理, 模拟自然界有机物的生物降解过程, 测试瓶上方空气中的氧气不断补充水中消耗的溶解氧, 有机物降解过程中产生的 CO<sub>2</sub> 被密封盖中的氢氧化钾吸收, 压力传感器随时监测采样测试瓶中氧气压力的变化。在生化需氧量 BOD (即对应于测试瓶中消耗的氧气量) 与气体压力之间建立相关性, 从而精确地进行 BOD 测量, 测试结果在屏幕上以图形显示, BOD 值将以 mg/L 为单位直接显示仪器屏幕上。



### BODTrak® II 的特点

- 模拟自然界微生物降解有机物的过程, 更接近于真实情况
- 连续读数及图形实时显示测量过程变化
- 6个独立的测量通道
- 自动关机、自动采集数据
- 图形中直接读出测量结果
  - 图形中有指针指示
  - 图形显示 BOD 的数值以及培养时间
- 与稀释接种法相比, 简单方便

### 技术指标

测量范围 (mg/L O <sub>2</sub> )	0-35, 0-70, 0-350, 0-700
传感器类型	一体化微电脑传感器
数据显示	可保存480个数据点/样品, 图形显示每个样品的测量曲线
样品个数	6个/次 (473ml/瓶)
操作温度	20°C (68°F)
搅拌装置电源	交流供电
尺寸	28.9x26x9.8cm

### 订购指南:

货号	描述
29524-00	BODTrak® II 仪器, 115/230VAC, 包括北美和欧洲大陆电源线, 可自动开关电源, 6个采样瓶, 6个磁力搅拌棒, 6个密封杯, 药匙, 50包 BOD 营养盐缓冲溶液粉枕和1包氢氧化钾小丸。

### 实验试剂:

货号	描述
2962266	营养盐缓冲溶液粉枕; 0.5mL, pk/50
314-25	氢氧化钾小丸, 25 g
14866-10	BOD 标准溶液; 对于压力测量法, 葡萄糖和谷氨酸, 3000mg/L, 10mL Voluette 安瓿瓶, 16/pk

### 可选附件:

货号	描述
29601-00	Citizen PD-24打印机; 带电缆; 100-240VAC
26162-02	培养箱, BOD, 220/240Vac, 紧凑型
7144-21	采样瓶, 玻璃, 琥珀色, 6/pk
2533-35	硝化细菌抑制剂, 35克
29187-00	菌种, 50/pk
58360-00	Citizen PD-24打印机的打印纸, 5/pk



## MEL 便携式微生物实验室系列

哈希公司便携式微生物实验室系列提供滤膜法、多管发酵法、有无法等国际公认的微生物检测方法，完整的微生物检测方案大大简化了微生物检测流程，结果准确可靠。

### 产品特点：

#### 一站式服务

MEL 系列便携式微生物实验室，将一套完整的微生物检测所需设施整合到一个便捷式箱中，是一个完整的微生物检测系统

#### 结果准确可靠

将复杂的操作步骤化繁为简，大大减少了污染的机会，避免操作带来的误差

#### 方便快捷

预制的灭菌培养基和耗材大大简化准备工作

#### 多参数测定

选配相应的培养基可以检测总细菌、总大肠菌群、大肠杆菌、粪生大肠杆菌、肠球菌、异养细菌、酵母和霉菌等水中微生物

#### 标准方法

提供滤膜法、最大可能数法、有无法和酶底物法等符合国标或USEPA的微生物检验方法

#### 多行业应用

适用于饮用水及其源水、污水、废水、地表水、工业循环水、景观水、食品、化妆品、制药等多个行业


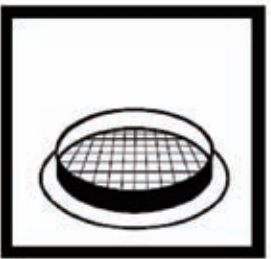


### 一、MEL/MF滤膜法便捷式微生物实验室\*

MF法是一种国际公认的微生物检测方法，同时是饮用水、污水微生物检测的国标方法，检测的参数有总细菌、总大肠菌群、大肠杆菌、粪生大肠杆菌、肠球菌、异养细菌、荧光假单胞、酵母和霉菌等。



MEL/MF滤膜法便携式微生物实验室操作步骤：

			
<p>用无菌镊子将纸片放培养皿中</p>	<p>倒入培养基浸没纸片</p>	<p>组装膜过滤组件，放上滤膜，有格线的面向上</p>	<p>漏斗中加入100mL混匀后的样品，真空抽滤，用20-30mL的无菌缓冲液冲洗漏斗壁</p>

			
停止抽滤，将滤膜转移到步骤2中的培养皿上	滤膜有格线的面向上，轻轻晃动培养皿赶走气泡，使滤膜完全贴附在纸片上	35±0.5℃或44.5±0.2℃ 倒置培养24小时	显微镜或放大镜计数

\* 使用MEL/MF滤膜法便携式微生物实验室检测相关参数时需要订购MEL/MF滤膜法便携式微生物实验室和相应的培养基。

### 订购信息:

货号	描述
25697-00	MEL/MF滤膜法便携式微生物实验室包括：便携式培养箱、过滤器组件和漏斗、培养皿等200次测试耗材
25864-00	MEL/m-ColiBlue24® 便携式微生物实验室包括：培养基和测试耗材（不包括便携式培养箱）
29681-00	115/230伏交流电电源

### 培养基:

指标	型号	规格	规格
总细菌	m-HPC	50个/包装	28124-50
总大肠菌群 /大肠杆菌	m-ColiBlue24®Broth*	50个/包装	26084-50
粪生大肠杆菌	M-FC	50个/包装	23732-50

#### \* m-ColiBlue24®Broth

m-ColiBlue24®是USEPA approved方法，同时准确检测样品中的总大肠菌群和大肠杆菌，适用于饮用水、瓶装水、饮料、地表水和井水、超纯水、化学过程水和制药过程中用的水。m-ColiBlue24®培养基具有以下特征：一次培养两个参数；灵敏度高（1CFU/100ml），使非大肠菌类的细菌形成的本底最小；容易鉴别，红色和蓝色指示总大肠菌群，蓝色指示大肠杆菌。



## 二、MEL/MPN最大可能数法便携式微生物实验室\*








MPN法是一种国际公认的微生物检测方法，同时是饮用水、污水微生物检测的国标方法，主要用于大肠菌群的检测，哈希公司MEL/MPN最大可能数法便携式微生物实验室供完整的总大肠菌群、大肠杆菌、粪生大肠杆菌等检测方案。



Be Right™



MEL/MPN多管发酵法便携式微生物实验室操作步骤：

			
洗手，取 5 个或 10 个 LTS（月桂基磺酸盐胰蛋白胍肉汤）MPN 管	无菌移液器加入 10mL 水样，注意不要使样品接触 MPN 瓶内壁和盖子	上下颠倒 MPN 管 3-5 次，混匀样品，赶出内置小管中的气体	35±0.5℃ 培养 1 小时，颠倒 MPN 管赶出内置小管中的气体，继续培养
			
24 小时后检查每根 MPN 管。根据培养基和产气情况判断	对产气样品进行复检验	查 MPN 表，报告结果	

\* 使用 MEL/MPN 多管发酵法便携式微生物实验室检测相关参数时需要订购 MEL/MPN 多管发酵法便携式微生物实验室和相应的培养基。

### 订购信息：

货号	描述
25698-00	MEL/MPN 多管发酵法便携式微生物实验室包括：便捷式培养箱、含除氯剂的取样袋、灭菌接种环等必备的实验器材
29681-00	115/230 伏交流电电源

### 培养基：

指标	型号 <sup>a</sup>	规格	订货号
总大肠菌群	LTB（初检验培养基）	15 个/包装	21014-15
	BGB（复检验培养基）	15 个/包装	322-15
大肠杆菌	LTB（初检验培养基）	15 个/包装	21014-15
	EC/MUG（复检验培养基）	15 个/包装	24715-15
总大肠菌群/大肠杆菌 <sup>b</sup>	LTB/MUG	15 个/包装	21821-15
粪生大肠杆菌	LTB（初检验培养基）	15 个/包装	21014-15
	EC（复检验培养基）	15 个/包装	14104-15

a 当 MPN 管无产气时，报告为阴性；有产气时，阳性结果需进行复检验

b 同时检测总大肠菌群和大肠杆菌，酶底物法








Be Right™

### 三、P/A 有无法便携式微生物实验室\*

P/A有无法，是符合USEPA的检测水中大肠菌群的方法，可以满足饮用水国标（GB/T 5750.12-2006）中微生物指标不得检出的要求。P/A有无法便携式微生物实验室主要用于饮用水微生物检测，提供完整的总大肠菌群、大肠杆菌、粪生大肠杆菌等检测方案，同时还包括其他饮用水指标余氯/总氯、硝酸盐、pH、电导/TDS等，是一款适用于野外饮用水多参数检测的便携式实验室。



P/A有无法便携式微生物实验室操作步骤：

				
无菌取样袋取100mL水样	水样加到P/A瓶中至100mL刻度线	35±0.5℃培养24-48小时	培养24小时后注意观察结果	如果，培养基颜色不变，结果为阴性，如果培养基颜色变化则需要复检验

\*使用P/A有无法便携式微生物实验室检测相关参数时需要订购P/A有无法便捷式微生物实验室和相应的培养基。

#### 订购信息：

货号	描述
25696-00	P/A有无法饮用水检测便携式微生物实验室包括：便携式培养箱、含除氯剂的取样袋等微生物检测的基本实验设备，总氯/余氯、硝酸盐测试比色盘和试剂、笔式pH计、TDS等
29681-00	115/230伏交流电电源

#### 培养基：

指标	型号	规格	订货号
总大肠菌群	P/A Bruth	50个/包装	23232-50
总大肠菌群/大肠杆菌	MUG P/A Bruth	50个/包装	24016-50
粪生大肠杆菌	M-FC	50个/包装	23232-50

#### 复检验培养基\*：

指标	培养基	规格	订货号
总大肠菌群	BGB MPN	15个/包装	322-15
粪生大肠杆菌	EC MPN	15个/包装	14104-15
大肠杆菌	EC MUG MPN	15个/包装	24715-15

\*如果培养基颜色由紫红色变成黄色或黄褐色则需要复检验



Be Right™

## American Sigma 900MAX 型系列采样器

American Sigma 900MAX 型系列采样器，具有先进的技术和优质的客户服务，其拥有客户所关注的精确性、简单性、灵活性、可靠性及经济性。900MAX 型采样器适用于定时等间隔等体积采样，及流量比列采样；可满足更高的采样要求，如监测雨水一污水合流的下水道的溢流，监测暴雨排水口，进行生物监测，或者是进行水质研究等。American Sigma 900MAX 型有便携式采样器、冷藏式采样器和全天候采样器三种设计。

便携式采样器，重量仅 28 磅，所配的提升手柄便于搬动。根据采样要求，可以配置成单瓶或多瓶采样。配有一个可互换的紧凑型底座及标准尺寸底座，紧凑型底座的设计是为了在 18 英寸的下水道检修口进行采样时使用，可以装 8-1/2lbs. 重的冰和 24 个 575 mL 的瓶子；标准型基座可以装 32lbs. 重的冰和 24 个 350 mL 的瓶子，采样器的浅米色有助于反射阳光，使冰块的保存时间更长。收集后的样品在双层绝热基座中保存，一直保持低温。此外，在现场可以方便地进行采样器参数的设置。

冷藏式采样器在现场固定使用，能在潮湿和腐蚀的环境下正常工作。制冷机为不锈钢材料。通过空气感应温度调节控制冷藏温度，高效压缩机、冷凝器、蒸发器和严密的泡沫塑料隔离装置保证最佳的 4°C 水样温度。强制空气吹扫和前部通风使得采样器可以灵活地安放在墙旁边，或者是采样器外罩中。键盘、开关、显示屏都具有防水、防腐蚀功能，密封的连接件和泵轴保证了采样器不受所处环境的影响。

全天候冷藏采样器，能够保证水样的保存温度在 4°C。压缩机放在了采样器的顶端，可避免硫化氢和其他比空气重的腐蚀性气体对其造成的损害。采样器配备的高强度、抗化学腐蚀的外罩，能更好地保护制冷管线不受潮湿和腐蚀气体的侵害。系统的感应器通过对蒸发器的温度、环境空气的温度、样品液体的温度的连续监测，由微处理器控制水样室的升温。全天候冷藏式水质采样器提供的是对环境无害的、不含氟里昂的制冷剂。

### 样品的代表性与真实性

水质采样的最基本要求是在水系统中获取有代表性的水样，使用 American Sigma 系列采样器，可以获得水质管理所要求的准确、可再现数据，并可以随时了解水质状况。



### 可靠的蠕动泵技术

American Sigma 系列采样器使用正相位移蠕动泵，以抗腐蚀的 Delrin® (迭尔林，即聚甲醛树脂) 制成。泵靠挤压一个 3/8in. 内径软管，使水流进入采样器（只有管子和液体接触）。American Sigma 系列采样器能在内径 3/8in. 的入口管线中，在 3ft. 的提升距离内提供 3.3ft./sec 的流速。

### 先进的液体检测技术

非接触的超声波液体感应系统能够保证准确的取样体积及采样的重复性。与压力感应系统相比，在液体温度变化很大的情况下，非接触的超声波液体感应系统能够正常工作。此外，非接触的超声波液体感应系统可保证所采集的样品不被污染。例如，入口管线在每次采样前和采样后都会彻底清洗。为了避免交叉污染，可以方便地进行管线清洗，便于采样前，入口能预先被所采水样预处理。如果由于入口堵塞使得采样不能正常工作，感应器能立即检测到故障并且立刻进行高压净化，然后重新开始新一轮采样。American Sigma 系列采样器能保证采样的准确性和最小的失误。

### 丰富多样的扩展功能

Sigma 900 MAX 系列采样器是一款无与伦比的全功能水质管理工具，它有一个 8 行 x 40 字符的液晶显示屏，使您可以方便的在菜单上选择您需要的信息。它拥有 12 个数据记录通道，功能远远超过普通采样器。多任务功能使它可以监测雨水、水位、流量、流速、温度、pH/ORP、电导、溶解氧。您同时还可以外接至多达 7 路 (900 MAX 全天候系列) 或 3 路 (900 MAX 冷藏和便携系列) 模拟输入信号，每个数据记录通道，可以记录多大 116000 条数据。

### 订购信息

请与哈希公司销售人员或当地经销商联系。



Be Right™

## Sigma SD900 便携式采样器

哈希 Sigma SD900 便携式采样器自带操作键盘，图标直观，设置简单。即使是初次使用的客户，也能在两分钟内完成设置。采样器的开启和停止开关，用彩色标志，易于辨认。宽大的显示屏界面可显示五行字，带有LED背景灯的显示屏可在亮处级暗处随意识读。

SD900采样器易于维护，由于其泵管寿命较长，故降低了维修成本，还减少了泵的停机时间。泵盖上有粗糙的纹路，但是直通式的结构便于日常使用，并有助于直视检查泵，方便故障排除。位于控制器侧面的干燥剂管和泵管安装简易，易于更换，可在几分钟内完成。

SD900 采样器采用高强度泵牵引和加载弹簧的滚筒，以保证大颗粒物质不会干扰样品的采集。蠕动泵挤压弹性3/8英寸管诱导流动。滚筒加载弹簧后减少泵管磨损，并利于防止泵的拥堵。典型的泵管寿命是20000次，而其他一般的采样器仅有1000次的寿命。

使用HACH的Sampleview™软件可以对控制器进行远程编程控制，便于查看并可下载采样记录，保存采样模板，升级仪器固件，下载事件日志，节省时间。

SD900采样器是一款非常完美的采样器，适于NPDES雨水设备、雨水地表径流监测、预处理设备、CSO的研究和监测、工业废水排放、城市生活污水过程控制等，并且可对采样器进行等时间比例、等流量比例、复合采样或多瓶采样方式等的设置。为优化采样的灵活性，最多可同时储存三个独立的采样程序。

如果在现场需实现复合采样和单独采样的快速切换，可使用交替紧凑型或标准型的基座，只需松动一颗螺丝即可实现转换，无需使用任何工具。程序设置耗时不到两分钟或者通过Sampleview 程序直接调用存储的程序模板。

SD900的控制器外壳是硬质材料，外部密封性良好，可以有效抵制外部环境的湿度和腐蚀等。仪器内所有的电子机



*Sigma SD900便携式采样器设置简单，维护量低，结果可靠。*

械零部件实现有效隔离。键盘、开关和展示屏都是聚酯膜材料制成，防水和抗腐蚀性能良好；连接器和泵的轴封也是经过密封的，进一步确保仪器内部的完整性。

采集到的样品受双层绝缘保护层的保护，样品免受外部环境的冲击和极端环境条件的影响。紧凑型 and 标准型的基座承受标准是分别可以承受8.5磅和32磅冰。

Sigma 900 型便携式采样器凭借超声液体传感系统可以提供给客户重复性好和高精确度的液体采样体积数据。每次采样之前和结束后都自动对仪器整个管路输入端进行彻底排气泡和清洗，以确保获得具有代表性的样品。最多可同时进行三条管路的清洗，以尽可能减少管路进口间的交叉污染。如果采样器某进水口发生堵塞，样品无法采集时，采样器会自动反馈错误信息，并可设定程序，重复操作多达三次。



## 技术指标

表8 SD900便携式采样器总体技术参数

采样量	以 ml 计，间隔 10ml，从 100-10000ml
采样速率	在提升高度为 3 英尺，并且采样管径为 3/8 英寸 (0.95cm) 时，采样速率为 4.8L/min (80ml/s)
典型采样精度	采样 200ml 时为 $\pm 10\%$ (采样条件：垂直提升高度 15 英尺，采样管长度 16 英尺，管径 3/8 英寸，设置为满瓶开关，温度 70F，海拔 5000 英尺)
典型采样重复性	采样 200ml 时为 $\pm 5\%$ (采样条件：垂直提升高度 15 英尺，采样管长度 16 英尺，管径 3/8 英寸，设置为满瓶开关，温度 70F，海拔 5000 英尺)
水样传输速率	2.9ft/s(0.9m/s)(采样条件：垂直提升高度 15 英尺，采样管长度 16 英尺，管径 3/8 英寸，设置为满瓶开关，温度 70F，海拔 5000 英尺)
最大提升高度	28 英尺(8.5m)(采样条件：29 英尺采样管，管径 3/8 英寸，海拔 0 米，温度 20-25°C)
采样温度	0-60°C
液体感应器	超声波
复合采样能力	一样多瓶或一瓶多样
多瓶采样能力	采用可选的分配臂
时间等比例采样	特定或可变的时间步长
体积等比例采样	特定或可变的流量步长
暴雨采样	可以设定以时间为步长，由突发大流量控制的采样程序，与主采样程序并行执行
等比例步长	1-9999 流量脉冲可调，1-999 小时可调 (以分钟计)
等比例采样类型	等时间比例复合多瓶采样，等体积比例多瓶采样，等时间比例单瓶采样，等体积比例单瓶采样，时间体积混合采样，可变步长，用户启动/停止，外部触发
电源	12V DC 可选用 AC 电源适配器或电池 (便携式)
重量	4.2 kg
尺寸	10 3/8"L*11 1/2"W*6 3/4"H

## 订购信息

请与哈希公司销售人员或当地经销商联系。



Be Right™



## Titralab 系列自动电位滴定仪

Titralab 系列自动电位滴定仪可进行酸碱、氧化还原、沉淀和络合等滴定。可以应用在化工、石化、化妆品、生物技术、食品及饮料、环境、表面处理及电镀等众多领域。其中，TIM854/856 同时还具有恒pH/mV 滴定功能，通过监控滴加酸碱使反应体系维持在某一特定的pH/mV值，可广泛应用于生物、制药领域，尤其是酶活性、缓释药物动力学的测定及需要恒pH/mV值的系列反应。TIM9XX系列还具有无线RFID技术，能自动识别滴定剂的相关信息。

Titralab 系列自动电位滴定仪具有大屏幕液晶显示屏，可以实时显示滴定曲线、电极和滴定剂状态；另外滴定管具有高分辨率，1/18000分辨率的滴定管使实验结果更加精确，滴定体积可精确至0.001mL。

TIM8XX系列



TIM9XX系列



### 主要特点及功能：

- 可完成酸碱滴定（水相和非水相）、沉淀滴定、氧化还原滴定、络合滴定、永停滴定、KF水分滴定等；
- 滴定模式：测量模式、终点滴定、等量滴定、动态滴定、连续动态滴定、恒pH滴定（TIM854/856）手动滴定、手动自动返滴定、耦合滴定等；
- 可进行自动滴定剂校准、电极校准（具自动识别缓冲液功能），自动提示校准时间周期及状态；
- 采用主机键盘、外置键盘或电脑操作，操作简单直观；
- 仪器及电脑操作软件登陆受密码保护，可分多级管理权限；
- 仪器操作菜单具有在线帮助功能，能进行实时的帮助功能；
- 大屏幕显示实时滴定曲线及相关信息；
- 滴定管分辨率达 1/18000，最低分辨率可精确至 0.001mL，滴定头具有防扩散功能；
- 一体化整合式交换单元（TIM9XX系列），卡套式设计，即装即用；
- 内置预设方法，即调即用，用户亦可自由编辑方法并保存；
- 符合 GLP、FDA 21 CFR-11 要求

### 主要领域应用举例

应用领域	典型应用举例
环保水处理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 酸碱滴定：酸碱度、凯氏氮</li> <li>• 氧化还原滴定：废水COD、表面活性剂、硫化物</li> <li>• 沉淀滴定：氯离子含量、硫酸根离子含量</li> <li>• 络合滴定：硬度测定</li> </ul>
食品饮料行业	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 食用油和脂肪：酸价/酸值、游离脂肪酸、皂化值、碘值、过氧化值</li> <li>• 饮用水和矿泉水：钙镁及总硬度、氯化物、硫化物、氟化物、水分测定（卡尔费休法）</li> <li>• 食品：pH/酸度、还原糖、维生素C、SO<sub>2</sub>/亚硫酸盐、牛奶中凯氏氮、总碱、总酯</li> <li>• 酱油或黄酒：总酸及氨基酸态氮</li> <li>• 烟草：烟碱、香精添加剂</li> </ul>
化工电子行业	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 炼油厂：原料油的酸值和碱值，硫醇硫，总硫，水样和玷污催化剂中的氯，原油中的有机氯</li> <li>• 乙烯丙烯厂：溴价溴指数，碘值</li> <li>• 聚酯，橡胶，化纤厂：原料酸碱度，端羧基，溴价溴指数，多元醇羟值，聚醚聚酯类的皂化值，原料及成品中的水分（卡尔费休法）</li> <li>• 油漆涂料厂：酸碱度，异氰酸酯含量，羟基，羰值等</li> <li>• 汽车行业：槽液酸度，金属含量，发动机润滑油酸碱度</li> <li>• 电子电镀行业：电镀液酸度，铜离子含量，氯离子含量，硬度，硫酸根</li> <li>• 电池：电解液酸度</li> </ul>
电力行业	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 火电厂：油品总酸度，工艺水中硬度，脱硫项目中钙镁硬度</li> <li>• 核电厂：锅炉水硬度，硼酸含量</li> </ul>
药物/化妆品/生物技术	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 香精香料：水分含量，酸值</li> <li>• 护肤品：表面活性剂</li> <li>• 原料药及合成药：原料及过程控制水相酸碱滴定，高氯酸非水酸碱滴定，水分含量，恒pH滴定；酶活性、缓释药物动力学等恒pH/mV滴定，钍量法测定硝苯地平、亚硝酸钠法测定磺胺类，还原糖，硝酸银法测定硝普钠，光度滴定法测定硫酸软骨素中钠离子</li> <li>• 抗生素：水分含量</li> <li>• 维生素：碘量法测定VC</li> <li>• 营养保健品：钙及其他碱土金属含量</li> </ul>
教学、科研	酸碱滴定（磷酸电位滴定）、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、动力学研究等



## 技术指标

滴定仪型号	840/845	854/856	865	870	960/965	980
滴定/测定项目	酸碱、氧化还原、沉淀、络合	恒 pH/mV	酸碱、氧化还原、沉淀络合	酸碱、氧化还原、沉淀、络合、离子、电导	酸碱、氧化还原、沉淀、络合	酸碱、氧化还原、沉淀、络合、KF水份
滴定模式	2 个终点 4 个拐点	4 个终点 恒 pH/mV	4 个终点 8 个拐点			
拐点觉察	用一阶导数或二阶导数					
滴定剂添加技术	恒量添加, 动态添加, 连续动态添加					
测量范围	pH: -9 ~ 23, 分辨率: 0.001 pH; mV: ± 2000 mV, 分辨率: 0.1 mV 温度范围: -10°C to + 100°C, 分辨率: 0.1°C					
电导率	无		0µS~400mS		无	
离子浓度测量	手动测量		标准曲线法/标准加入法测量		手动测量	
滴定管分辨率	1/18000					
储存能力	10 种方法, 15 种电极和 15 种试剂, 存储60 个结果		50 种方法 内置设定 30 种电极和 30 种试剂的基本参数 存储 200 个结果			
电极支架-搅拌	磁力搅拌 / 螺旋桨搅拌, 22 种可重复速度(0~ 1100 rpm), 50rpm 步进滴定杯容量: 5 ~ 400 mL					
滴定管数目	840-1 845-2	854-1 856-2	2	2	960-1 965-2	2
扩展功能	无	加 ABU52 可扩展至 6 滴定管			加 ABU62 扩展至 6 滴定管	
其他扩展	自动进样器、电脑、打印机、条形码阅读器、天平、PC 键盘等					

## TIM58X 系列容量法KF水份测定仪

TIM系列容量法KF水份测定仪依据经典的卡尔费休原理测定样品的含水量。QC管理功能和内置特色算法使其成为测定水分含量的理想选择。

应用范围极其广泛，它可以测定几乎各种形态样品中的含水量，包括固体样品、液体样品、气体样品及冻干品等，含水量测定范围从几十 ppm 到 100%。常见应用行业有：制药、化工、油品、化妆品及食品工业等。

- 节省空间 滴定池、安全处理试剂的泵、滴定台和键盘都整合成一个紧凑的整体。
- 质量控制 仪器包含了特殊的质控参数设定，带有高-低警报来帮助操作者复核结果时做出准确的选择。
- 安全保证 操作者只需轻轻按压相关按键，就可自动更换溶剂或排除废液，避免了有毒化学试剂与人的接触。

TIM580



TIM585



- 漂移补偿 在计算结果时，仪器将所测量到的环境湿度影响自动考虑在内。这意味着该仪器可以不考虑操作环境，便可得到更快速、更准确的分析结果。
- 符合GLP要求 仪器提供了一个专门的按键以得到所有相关信息，包括每个样品的不确定度、结果的平均值、日期、时间、操作者身份、试剂和质量控制警报等。
- 极佳的通用性，可测量液体、气体、样品。



Be Right™

### TIM580/585 特点:

- 大屏幕显示, 实时曲线显示;
- 完全的字母数字键;
- 可选择更换滴定管体积(1,5,10,25,50mL);
- TIM585双滴定管可装入不同滴定度值的 KF试剂;
- 可直接用TraceMaster85 软件控制;
- 更多更适合的应用程序, 如EP值、极化电位;
- 系统配置上更多选择;
- 助手功能协助引导用户为所选的应用建立KF试剂;
- 明了的程序菜单预先设计的方法程序结构简化了方法的改进;

### TIM58X 系列水份测定仪的主要技术指标

测定范围	0.1~100%的水含量
电压范围及分辨率	± 2,000mV, 0.1mV
存储容量	50个方法, 200个样品测定结果, 10个空白值
搅拌	11种可选择转速(0~1100 rpm)
滴定管分辨率	1/18,000
气动泵	自动添加溶剂与排空废液
输入/输出	天平、打印机/PC、条码阅读器、PC键盘
打印输出	简短报告、完整报告,符合GLP要求

## SAC850/950 全自动样品转换器 (自动进样器)



### SAC850 基础型自动进样器

- 单样品杯转盘, 23个样品杯位置;
- 滴定头和电极清洗等在转盘1个或2个特定位置上进行;
- 动态喷淋清洗, 保证彻底清洗干净。



### SAC950 超级型自动进样器

- 多半径组合样品杯转盘, 70个样品杯位置;
- 3个外置样品杯位置(其中2个用于滴定头清洗/调整, 1个用于停泊);
- 动态喷淋清洗, 保证电极和滴定头彻底清洗干净;
- 样品杯紧盖, 避免样品与环境中物质反应。

Radiometer Analytical生产的 SAC850/950 两款自动进样器, 不仅能高效实现大量样品制备的自动化, 还能加强少量样品甚至是单个样品的结果重现性, 使结果输出更可靠。同时, 还为您节省了时间、空间和人力。

紧凑型设计, 适应性强, 兼容多种可拆移的样品杯转盘, 进一步节省空间。无需特殊的样品杯, 可选择体积为25~400mL的标准玻璃杯或其他样品杯。内置的无线射频识别技术 (RFID) 记忆所有相对几何特性, 可立即识别新安装的样品杯转盘, 而无需重新设置样品杯转盘程序。

灵活, 可编程。样品测量次序可根据用户需要, 由 TitrMaster 85 滴定软件通过特定的宏命令进行编程, 完全实现自动化。

快速, 高效。强大的动态喷淋清洗特性和高流量泵, 电极支架的反复垂直移动, 以及喷淋系统的机械运动保证快速彻底地清洗电极和滴定管, 且无样品交叉污染, 测量结果更准确, 重现性更高。

SAC850和 SAC950自动进样器与 TitrLab 系列电位滴定仪或 MeterLab 系列 pH 计、电导率仪、离子计连用时, 十分方便地进行多样品连续 pH、pX、电导率测量及电位滴定。



## HACH TitrLab 经济型滴定仪 **NEW!**



TitraLab SO<sub>2</sub>



TitraLab Salt



TitraLab pH/Total Ac.



TitraLab KF 1S2B

### Hach 推出经济型滴定仪：

- 配置简单，即开即用；
- 内置部分应用曲线，快速测量；
- 可达40000分辨率的滴定管和自动终点判断，保证测量精度；
- 极简的按键操作和人性菜单设计，确保人人都会操作；
- 符合GLP规范；

### 订购指南

订货号	应用	描述
食品饮料行业应用		
LLV2302.97.1002	用电极测量牛奶中的pH和酸度	牛奶中pH和酸度测量仪，含附件和5011T电极（含温度传感器）
LLV2303.97.1102	用电极测量乳制品中的氯离子	乳制品中氯离子测量仪，含附件和5046电极
LLV2304.97.1002	用电极测量番茄酱中的pH和酸度	番茄酱中pH和酸度测量仪，含附件和5011T电极（含温度传感器）
LLV2305.97.1102	用电极测量番茄酱中的盐度	番茄酱中氯离子测量仪，含附件和5046电极
LLV2306.97.1002	用电极测量酒中的pH和酸度	酒中pH和酸度测量仪，含附件和5011T电极（含温度传感器）
LLV2307.97.1102	用电极测量酒中的盐度	酒中氯离子测量仪，含附件和5046电极
LLV2308.97.1102	用电极测量水中的氯离子	水中氯离子测量仪，含附件和5046电极
酿酒应用		
LLV2300.97.1202	用电极测量酒中的游离SO <sub>2</sub> 和总SO <sub>2</sub>	酒中游离SO <sub>2</sub> 和总SO <sub>2</sub> 测量仪，含10mL PP注射器，2只蠕动泵，磁力搅拌器，电极支架，5080电极，10只PP样品杯和搅拌子，试剂
LLV2301.97.1002	用电极测量酒中的pH和总酸度	酒中pH和酸度测量仪，含附件和5011T电极（含温度传感器）
Karl Fischer水份仪		
LLV8671.97.1202	KF水份仪，含电极和附件	Karl Fischer水份仪，含5mL注射器和2只泵。附件：带磁力搅拌器的电极支架，5246电极，电极线缆和特制KF槽

## COD-60A 耗氧量/高锰酸盐指数快速测定仪

COD-60A 耗氧量/高锰酸盐指数快速测定仪采用酸性(碱性)高锰酸钾滴定法,采用加热/滴定部一体化的测定系统。通过独有的控制方法,实现了消解、滴定测定过程完全自动化。操作简单,方便快捷。该仪器可广泛应用于饮用水、地表水、地下水、海水、工业用水等领域的耗氧量/高锰酸盐指数快速测定。其特点为:



**滴定方法可靠,数据准确:** 采用目前最准确的库仑滴定法。反应灵敏,数据准确。

**快速测定:** 消解时间在 10~800 秒范围内可调。5~10 分钟即可得出测量数据。

**多量程,直接读取 COD 值:** 根据稀释比例设定量程,可直接读取未经稀释的原液 COD 值,无需换算。

**操作简单:** 测定单元一体化,氧化和滴定处理环节相结合。对仪器进行设定后只需一键式操作,便可自动完成自动校零、氧化、滴定到数据打印的全过程。

**可换算为标准方法测量值:** 可通过标准方法校准,调整系数。预先求得实验室标准分析法与 COD-60A 的相关性,输入线性回归方程式即可获得标准分析法的换算值。

**自动标准程序控制,减少操作误差:** 独有的系统控制,自动进行氧化状态(加热/冷却)和滴定等步骤,自动精确控温,基于库仑滴定法,利用可自清洗电极进行滴定。减少了操作人员间的人为误差。

**多样的维护/检查功能:** 采用电极清洗模式、自检用滴定模式,轻松进行维护点检工作。

**数据储存功能(100组)、内置打印机和时钟:** 测定结果可在测量结束后打印,历史数据可在之后显示或打印。

### 技术指标

测定方法	酸性(或碱性)高锰酸钾法
测定原理	库仑滴定法(终点检测为氧化还原电位法)
消解时间	10~800s 可调
滴定温度	65℃
显示器	图形液晶显示器 测定中:实时显示顺序状态、测定液温度、滴定曲线等 出错信息:滴定不能、空白错误、有效范围外
测量量程	标准: 0~20/40/100/200/400/1000mg/L 任意: 0~(10~2000mg/L可设定) 0~20mg/L以上需进行稀释
重现性	±2%FS
分辨率	0.01mg/L
程序控制	从氧化到滴定,全自动测定处理(仅酸性法)
演算功能	回归公式换算功能 统计计算(平均值) 空白值自动输入(或手动输入)
数据存储	100 数据(测定时间、试样编号、结果)
打印机	内置
输出	RS-232C, 外部打印机
电源	AC220V 50/60Hz
重量	本体: 约3.5kg

### 订购指南

整机订货号: COD60A-2-6

标准附属品

名称	货号	数量
测量器、支撑杆和定位器	0KK00001	1
电极护套	0IB00011	1
测定电极1	0LA00001	1
测定电极2	0LA00002	1
测量池	0DA00002	2
测量池座	0IZ00003	1
搅拌子	0SE00001	1
试剂1(100mL)	143C143	1
试剂2(25mL)	143C144	1
电极填充液(25mL)	143C145	1
微量吸管(0.5mL)	0SZ00013	1
量液移液管(5mL)	0SZ00014	1
移液管(2ml)	0SZ00015	1
填充液补液用吸管	0SZ00016	1
使用手册	0PA00064	1



Be Right™



## 哈希重金属应急测试便携包

### 概述

为满足环保、卫生疾控以及采矿、冶炼、化工等工业行业近年来,尤其是自《重金属污染综合防治规划(2010~2015年)》出台以来,日益增强的对重金属污染现场检测的需求,哈希公司在DR2800测定重金属方法的基础上,推出哈希重金属应急测试便携包。使得该套方法的便携能力,现场操作能力大大加强。

### 应用领域

环保、卫生疾控以及采矿、冶炼、化工等工业行业以及科研单位的现场重金属监测,也可用于实验室水质重金属监测

### 内部组件



Chromium 6+



Copper



Cobalt &amp; Nickel



pH



Total Chromium



Zinc



DR2800



TNT+ -Lead and Cadmium

### 参数量程

测量参数	哈希方法号	量程	试剂货号
As/砷		0-4000 ppb	2822800
Cr (Total)/总铬	8024	0.01-0.7 ppm	2242500
Cr6+/六价铬	8023	0.01-0.7 ppm	1271099
Cu/铜	8506	0.04-5 ppm	2105869
Ni/镍	8150	0.016-1.00ppm	2651600
Zn/锌	8009	0.01-3 ppm	2429300
Cd/镉		0.02-3 ppm	TNT852
Pb/铅		0.1-2 ppm	TNT850

哈希重金属应急测试便携包在下列方面有着明显优势:

- 重金属监测,一包解决
- 仪器性能稳定,测定参数的扩展性强
- 测量快速,操作简单
- 为重金属污染的快速判断提供全面的解决方案

### 产品外观



### 产品特点

多个参数,一包解决	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 可测定多个重金属参数;</li> <li>● 水质分析结果不仅准确可靠而且全面,为相关决策提供全面解决方案。</li> </ul>
操作简单,结果明确	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 无需试剂配制,测试过程简单快速。无分析经验的操作人员也能方便使用。</li> <li>● DR2800触屏的直观设计,更加方便使用。</li> <li>● 重金属浓度直读,一目了然。</li> <li>● 数据存储传输方便,数据表使现场检测结果的快速判断变得十分方便易懂。</li> </ul>
测定参数的扩展性超强	<ul style="list-style-type: none"> <li>● DR2800内置240多种测试方法的应用程序,除了便携包配置的重金属参数外或选配的参数外,还有很强的参数扩展性,能基本满足日常水质参数分析的需求</li> </ul>
仪器试剂的稳定性高,量身定制的便携拉杆包更加适合野外应急监测	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 仪器轻巧</li> <li>● 组件完整丰富</li> <li>● 便携拉杆包轻便易携带</li> </ul>

### 便携包货号信息

套装	货号
重金属应急测试便携包一(含DR2800及电池,客户选配MP6P)	HM01
重金属应急测试便携包二(含DR2800及电池,客户选配H170NP+不锈钢探头PHW77-SS)	HM02
重金属应急测试便携包三(不含DR2800,客户选配MP6P)	HM03
重金属应急测试便携包四(不含DR2800,客户选配H170NP+不锈钢探头PHW77-SS)	HM04



Be Right™

## 现场水质测试组件

哈希公司提供的现场水质参数测试组件，使用不同方法和化学试剂进行水样的测定，产品简单、操作方便、测量精度高，用户可根据所测参数的不同选择合适的现场水质测试组件。哈希公司提供的测试组件包括计数滴定器、数字滴定器、试纸、比色柱、比色盘等产品。

### 一、数字滴定器

采用哈希公司提供的数字滴定器及配套的滴定剂，可测量 20 个以上的参数。相对于传统的玻璃管滴定装置，数字滴定器可以对消耗的滴定剂体积加以计数，并精确至微升，滴定终点容易掌握。数字滴定器可以在工厂和野外工作现场操作，突破了玻璃管滴定装置只能在实验室操作的环境条件限制。

数字滴定剂采用更换滴定管和滴定剂的方法实现测量多个参数的目的。配套的滴定管和滴定剂以一次性包装的形式提供给实验人员使用，滴定管采用的是防化学腐蚀的材料，使用过程中，滴定剂安全可靠。



1、选择相应的试剂筒，将试剂筒旋转固定在滴定器上。



2、根据操作手册加入样品以及相应的缓冲液或指示剂。



3、拿掉试剂筒的帽子安上引流管，如果是手持滴定使用180度引流管，如果使用滴定架选择90度引流管。排除气泡后使滴定器归零。



4、将引流管头部侵入样品液面以下，转动手柄开始滴定至滴定终点。



5、根据数字滴定器读数换算成所测参数的浓度值。

#### 数字滴定器技术参数

数字滴定器		试剂筒	
每mL滴数	800	体积	13mL
精度	±1% (分辨率为1滴，大多数样品滴定终点大于100滴)	测试次数	50-100次，根据样品而定
重量	132g	重量	56.75g



Be Right™

## 订购信息

表9 数字滴定器配套试剂和便携式试剂盒

参数	方法	数字滴定器现场测试组件*	量程	测试次数	试剂套装订货号
酸度	甲基橙/ 酚酞指示剂滴定法	20640-00	10-4000mg/L CaCO <sub>3</sub>	100	22728-00
碱度	酚酞指示剂滴定法	20637-00	10-4000mg/L CaCO <sub>3</sub>	100	22719-00
总碱度	溴甲酚/ 甲基红指示剂滴定法				
二氧化碳	酚酞指示剂滴定法	20641-00	10-1000mg/L CO <sub>2</sub>	100	22727-00
氯化物	硝酸汞滴定法	20635-00	10-8000mg/L Cl <sup>-</sup>	100	22726-00
	硝酸银滴定法	25806-00	10-10000mg/L Cl <sup>-</sup>	100	22880-00
余氯/ 总氯	硫代硫酸钠滴定法	24711-00	20-2000 mg/L Cl <sub>2</sub>	100	22725-00
	DPD滴定法		0-3.5 mg/L Cl <sub>2</sub>	100	24453-00
	硫代硫酸钠滴定法		2000 - 70,000 mg/L Cl <sub>2</sub>	100	24448-00
总硬度	EDTA 滴定法	20636-00	10-160 mg/L CaCO <sub>3</sub>	100	24480-00
			100 - 4000 mg/L CaCO <sub>3</sub>	100	24481-00
			1-16 G.d.h	100	24478-00
			10-100+ G.d.h.	100	24479-00
钙硬度	EDTA 滴定法	20639-00 (总硬度和钙硬度)	1-16 G.d.h	100	24473-00
			10 - 200+ G.d.h.	100	24474-00
			10-160 mg/L	100	24472-00
			100-4000 mg/L CaCO <sub>3</sub>	100	24475-00
溶解氧	温克勒滴定法	20631-00	1 - 10 mg/L	50	22722-00
铁	EDTA 滴定法		10-100 mg/L	100	24492-00
	EDTA 滴定法		100-1000mg/L	100	24493-00
亚硫酸盐	碘量法	20633-00	0- 800 SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	100	22723-00
挥发酸	酚酞终点法		100-2400mg/L 乙酸	100	24602-00
铬酸盐	硫代硫酸钠滴定法		20- 400mg/L as CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	100	22724-00
盐度	硝酸汞滴定法	24218-00	2-100 ppt	100	2439-600

\*数字滴定器现场测试组件包括：数字滴定器、试剂、便携箱、引流管。部分参数没有现成测试组件，可以通过单独采购数字滴定计（订货号见下）和相应试剂（订货号见上表中试剂套装）获得。

## 选购附件：

16900-01	数字滴定器
17205-00	带有J形弯头的180度引流管，5支/包
41578-00	带有J形弯头的90度引流管，5支/包
19400-10	搅拌装置，230V



Be Right™

## 二、多参数现场测试组件

多参数现场测试组提供适用于多个行业，多种野外环境的多参数水质分析。多参数现场测试组包括野外测试所需的所有试剂和配件，可以满足客户现场即开即用的要求。测试的方法主要有比色盘、比色柱、计数滴定器、数字滴定器、PCII等。

表10 多参数现场测试组件

多参数现场测试组件	应用行业	可测量的参数	主要方法	订货号
总氯、铁、硬度、pH测试	饮用水	总氯、铁、硬度、pH	比色盘、计数滴定器	2230-02
余氯、大肠杆菌、pH测试	饮用水	余氯和总氯、大肠杆菌、pH	比色盘、培养箱	22231-12
地表水水质测试	地表水	电导、pH、温度、浊度	SensION 1 pH计、SensION 5 电导率仪、2100P 浊度仪	46501-00
湖泊水质测试	湖泊	酸度、碱度、二氧化碳、溶解氧、硬度、pH	比色盘、数字滴定器	20638-00
地表水水质测试	教育	氨氮、余氯和总氯、硝酸盐、溶解氧、pH、磷酸盐、温度	比色盘、计数滴定器	25598-33
游泳池和SPA水质测试	娱乐景观水	总氯、溴、pH、细菌	比色柱、半定量培养法	22349-01
余氯(总氯)和pH	娱乐景观水	余氯(总氯)、pH	比色盘	14111-00
余氯(总氯)和pH	娱乐景观水	余氯(总氯)、pH	PCII	58700-12
游泳池多参数	娱乐景观水	碱度、氢氰酸、硬度、余氯(总氯)、pH	比色盘	23150-01
雨水水质测试	废水和雨水	总氯、铜、洗涤剂、酚、pH	比色盘、计数滴定器	24813-00
土壤肥力测试	农业	磷酸盐、钾、硝酸盐氮、pH	比色盘、pH计	24959-00
土壤10参数水质测试	农业	酸度、碱度、氨氮、二氧化碳、氯化物、溶解氧、钙硬度、亚硝酸盐、pH、温度	比色盘、数字滴定器	2430-01
海水养殖业水质测试	农业	碱度、氨氮、二氧化碳、氯化物、溶解氧、钙硬度、亚硝酸盐、pH、温度	比色盘、数字滴定器	2430-03
联氨测试	锅炉水/冷却水	联氨	比色盘	1489-00
除氧剂测试	锅炉水/冷却水	DEHA、对苯二酚、ISA、MEKO	比色盘	23495-00
专业锅炉水/冷却水水质测试	锅炉水/冷却水	碱度、氯化物、硬度、亚硫酸盐、磷酸盐、pH、铁、二氧化硅、余氯、亚硝酸盐、TDS	比色盘、数字滴定器	23507-00

### 三、试纸

哈希公司提供的水质测试试纸是一类非常简单、经济的水质测试产品，可对多个参数作半定量分析。



表11 水质测试纸种类及订货号

参数		量程 (mg/L)	测量精度 (mg/L)	测试 次数	试纸 订货号
五合一 测试试纸	总氯	0-10	0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0	50	27552-50
	余氯	0-10	0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0		
	总硬度	0-25	0, 1.5, 3, 7, 15, 25		
		0-425	0, 25, 50, 120, 250, 425		
	总碱度	0-240	0, 40, 80, 120, 180, 240		
pH	6.2-8.4	6.2, 6.8, 7.2, 7.8, 8.4			
氨氮		0-6	0, 0.25, 0.5, 1.0, 3.0, 6.0	25	27553-25
磷酸盐		0-5	0, 5, 15, 30, 50	50	27571-50
总碱度		0-240	0, 40, 80, 120, 180, 240	50	27448-50
氯化物		30-600	色阶不固定,10-20 递增	40	27449-40
		300-6000	色阶不固定,100-200 递增	40	27513-40
余氯 总氯及游离氯		0-10	0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0	50	27450-50
				250	27939-44
铜		0-3	0, 0.2, 0.5, 1, 3	25	27451-25
总硬度		0-425	0, 25, 50, 120, 250, 425	50	27452-50
总溶解性铁		0-5	0, 0.15, 0.3, 0.6, 1, 2, 5	25	27453-25
硝酸盐、 亚硝酸盐		0-50	0, 1, 2, 5, 10, 20, 50	25	27454-25
		0-3	0, 0.15, 0.3, 1, 1.5, 3	25	
pH		4-9	4, 5, 6, 7, 8, 9	50	27456-50
		0-14	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	100	26013-00
砷		0-500ppb	0, 10, 25, 50, 100, 250, 500ppb	100	28000-00
		0-500ppb	0, 10, 25, 50, 100, 250, 500ppb	50	28228-00
		0-4000ppb	0, 35, 75, 175, 1500, 4000ppb	50	



## 砷现场快速分析试纸

砷是我国实施排放总量控制的指标之一，而且是饮用水的常规检验项目之一。


传统的砷测试过程繁琐，操作复杂且存在潜在的安全性问题。哈希公司采用独特的试纸技术，开发出砷试纸法用于水中砷的测试，产品结构紧凑、携带方便，操作过程简单，危险性小，使用经济。采用砷试纸法进行水质分析，需要五种预制试剂（其中有消除硫化物干扰的试剂）—其中四种试剂是粉枕包装，大大降低了人体与试剂接触的机会，此外反应过程中产生的砷蒸汽被封闭在反应瓶中，降低了砷蒸汽与人体接触的机会，砷试纸测试方法保证了使用过程中操作人员的安全性。

砷试纸的使用方法如下：将试纸浸入加有试剂的水样中，加盖密封，30分钟左右，砷蒸汽在试纸的反应区内形成砷斑，使试纸的颜色发生改变，然后将试纸与包装瓶上的色阶进行比对，当试纸的颜色与某一个色阶的颜色接近时，就可读出该色阶对应的砷浓度，记录实验结果。砷现场快速分析实验箱有两种量程的试剂：0-500ppb和0-4000ppb，此外还包括两个用于化学反应的测试瓶，可以同时进行两组水样的测试。


### 订购信息：

货号	描述
28000-00	砷现场快速分析实验箱（包括实验装置及试剂） 量程为：0-500ppb
28228-00	砷现场快速分析实验箱（包括实验装置及试剂） 量程为：0-4000ppb


### 测量步骤

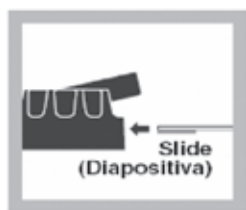


拉起黑色盖子上的薄片，把试纸反应面对着开口完全塞入凹槽，溶液可能有些混浊。

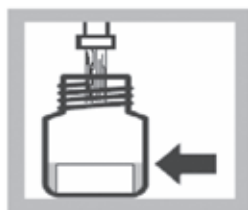


在反应瓶中加入水样（瓶上有刻度线）。

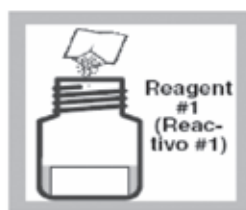


加1号粉枕试剂到反应瓶中，然后摇动使其溶解。

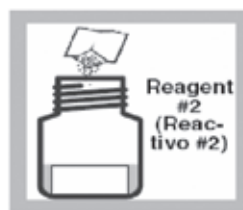


加2号粉枕试剂到反应瓶中，然后摇动使其溶解。等待3分钟显色反应时间。

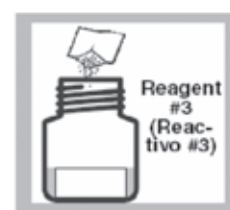

加入3号试剂到反应瓶中，然后摇匀。等待2分钟显色反应时间。备注：此时不是所有试剂都会溶解。

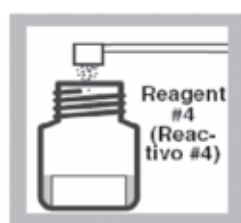

装一塑料药勺4号试剂到反应瓶中，然后摇匀。

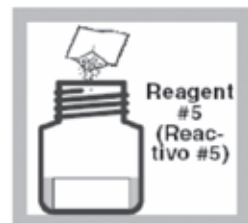

加入5号试剂到反应瓶中。立刻盖上黑盖(上有试纸) 不要剧烈晃动和颠倒。



反应30分钟，但不应超过35分钟。



反应后，将试纸取出，然后将试纸反应区的颜色与包装瓶上的色阶卡进行比对，得到样品的砷浓度。



Be Right™



## HYDROLab 多参数水质监测仪

HYDROLab 多参数水质监测仪是专为现场水质测量的可靠性和耐用性而设计的仪器，可同时实现多个参数数据的实时读取、存储和分析。与数据采集装置、计算机和通讯传输设备相连可实现数据的长期在线监测和远程传输，是环境监测、监察、科研、自动监测系统、地面和地下水资源水体监测的理想帮手。

仪器构成：测量主机、电池仓、手持数据终端、数据电缆、标准液体和智能软件等。

型号：DATASONDE5、5X；MINISONDE5

### 主机



#### MS5

- 4个内置的扩展口可根据您的需要配置。
- 可测量多达10个参数。
- 直径为1.75英寸的外壳，适用于地表水、地下水监测。
- 用于无人或有人值守监测。

#### DS5

- 7个内置的扩展口可根据您的需要配置。
- 可测量多达15个参数。
- 可使用Hydrolab 15个传感器中的任何一个进行测量。
- 用于无人或有人值守监测。

#### DS5X

- 非常适用于应用在污染物和沉淀物很多的环境。
- 中央清洗系统可以清洗掉探头上的污染物从而减少维护频率。
- 7个内置的扩展口可根据您的需要配置。
- 可测量多达15个参数。

### 通讯

#### 手持终端设备



- 完备的设置功能—用户不必把笔记本电脑带到现场。
- 专为现场恶劣环境而设计，符合NEMA6的坚固防水外壳。
- 实时显示数据，可存储多达375,000个测量值。
- 背光大屏幕显示屏方便您在任何条件下浏览数据。
- 另有GPS和大气压组件可选。



#### 智能软件

- 实时的多参数时间系列图和垂直断面图。
- 任何参数的校正都很简单。
- 点击下载就可获得现场数据。
- 每个传感器的稳定性检测可以由用户编辑。
- 免费随5系列sonde仪器提供



Be Right™

## 传感器

### Hach LDO

- 长期使用无需校准。
- 拥有目前溶解氧测量技术的最佳准确度。
- 无膜—维护简单。
- 另有 Clark 膜法可供选择。

### 电导率

- 开放式的测量室提供了在任何环境下更可靠的读数—固体沉积到底部，气泡升到顶部。

### pH

- 参比电极可以在几秒内单独重新填充。
- 当参比电极电解液耗光时，无需更换pH电极，只需重新填充参比电极。

### 浊度： 自清洗浊度传感器

- 用户可对自清洗系统进行编程，每次读数前最多可执行10次清洗循环。
- 3000 NTU 的量程—即使暴雨或其它可引起高浊度的异常情况下仍然可以进行浊度监测。
- 另有4光束浊度和标准浊度传感器可供选择。

### 深度

- 优化的深度测量可测量10m、25m、100m和200m的深度。

### 叶绿素 a

- 结构紧凑—设计采用 Turner Designs 技术。
- 环境光的电子过滤、有效率的光耦合作用和高品质的光学部件—为叶绿素 a 测量的最佳准确度提供了保证。

### 蓝绿藻

- 在潜在的藻花造成危害前对其实时测量识别—从而为采取应对措施赢得时间。
- 结构紧凑—设计采用 Turner Designs 技术。
- 环境光的电子过滤、有效率的光耦合作用和高品质的光学部件—为藻青蛋白和藻红蛋白测量的最佳准确度提供了保证。

### 离子选择电极

- 可选铵/氨、硝酸盐和氯化物。

### ORP 氧化还原电位

- 使用一个简单的铂电极发出或接收电子以监测化学反应、量化离子活性、确定溶液的氧化或还原性质。

### 总溶解气体

- 实时测量—指示水中空气的过饱和现象，这种现象会导致水生生物的气泡病。

### 若丹明 WT

- 结构紧凑—设计采用 Turner Designs 技术。
- 环境光的电子过滤、有效率的光耦合作用和高品质的光学部件—为若丹明 WT 测量的最佳准确度提供了保证。

### PAR (环境光)

- 提供阳光强度的实时测量，阳光强度直接影响依靠光和作用获得营养的生物区。

### 温度

- 对溶解氧、电导率、pH 和营养盐的测量起关键的补偿作用。
- 是每个多参数探头的基本组件。



Be Right™

## 技术指标

## 主机

尺寸		重量		
<i>Data Sonde:</i> 外径 -3.5" /8.9 cm 长度 -23" /58.4 cm	<i>MiniSonde:</i> 外径 -1.75" /4.4 cm 长度 -29.5" /74.9 cm (配 电 池 仓)	<i>DataSonde:</i> 7.4 lbs/3.35 kg (标准)	<i>MiniSonde:</i> 2.9 lbs/1.3 kg (标准配电池仓)	
通讯接口	内存	电池供电	操作温度	最大测量深度
RS'232' SDI'12' RS'485	120,000 次测量	<i>DataSonde:</i> 8 C 1.5V 电池 <i>MiniSonde:</i> 8 AA 1.5V 电池	-5~ 50°C	225 m

## 传感器

	量程	精度	分辨率
荧光法溶解氧	0~20 mg/L	± 0.1 mg/L < 8mg/L ± 0.2 mg/L > 8mg/L	0.01 mg/L
膜法溶解氧	0~50 mg/L	± 0.2 mg/L < 20mg/L ± 0.6 mg/L > 20mg/L	0.01 mg/L
电导率	0~100 mS/cm	± 0.5% ± 0.001 mS/cm	4 位数字
pH 酸碱度	0~14pH 单位	± 0.2 单位	0.01 单位
自清洗浊度	0~3000 NTU	1% 100 NTU 3% 100-400 NTU 5% 400-3000 NTU	0.1 NTU, 0-400 NTU; 1 NTU, >400 NTU
四光束浊度	0~1000 NTU	读数的5%, 或 ± 1 NTU	0.1 NTU, 0-100 NTU; 1 NTU, >100 NTU
深度	0~10m (绝对压力) 0~25m 0~100m 0~200m	± 0.003m ± 0.05m ± 0.05m ± 0.1m	0.001m 0.01m 0.01m 0.1m
叶绿素a	动态量程 高: 0.03-500µg/L 中: 0.03-50µg/L 低: 0.03-5µg/L	± 3%	0.01µg/L
蓝绿藻	动态量程 高: (灵敏度): 100-2,000,000 cells/mL 中 (灵敏度): 100-200,000 cells/mL 低 (灵敏度): 100-20,000 cells/mL	± 3%	20 cells/mL

离子选择电极			
铵/氨最大测量深度: 15m	0~100 mg/L-N	± 5% 或 ± 2 mg/L - N	0.01 mg/L-N
氮离子最大测量深度: 15m	0~100 mg/L-N	± 5% 或 ± 2 mg/L - N	0.01 mg/L-N
氯离子最大测量深度: 15m	0.5~18000 mg/L	± 5% 或 ± 2 mg/L	4 位数字
TDG (总溶解气体)	400~1300 mmHg	± 0.1% 满量程	1.0 mmHg
ORP 氧化还原电位	-999~999 mV	± 20 mV	1 mV
若丹明 WT	动态量程 高: 0.04-1000 ppb 中: 0.04-100 ppb 低: 0.04-10 ppb	± 3%	0.01 ppb
PAR (环境光)	0~10,000 mmol s <sup>-1</sup> m <sup>-2</sup>	读数的 ± 5% 或 ± 1 mmol s <sup>-1</sup> m <sup>-2</sup>	1 mmol s <sup>-1</sup> m <sup>-2</sup>
温度	-5~50°C	± 0.10°C	0.01°C



## VoltaLab 系列电化学工作站（恒电位仪）

VoltaLab系列电化学工作站采用了多项先进的技术，无论是最基本的电化学研究，还是最尖端的电化学研究领域，不同产品型号可以满足您不同的要求。主要特点：1.一体化概念：仅需要一套软件和一个恒电位仪；2.全新的微分极化技术；3.节约空间，操作简便。

VoltaLab系列电化学工作站是一种理想的适用于直流电和交流电的电化学分析仪器，可以广泛的应用于腐蚀状态测试、蚀损斑测试、电池测试、燃料电池、电镀、催化剂、纳米材料和传感器的改进、生物材料等领域。



### 订购信息：

序号	设备名称	设备选型	货号
1.	VOLTALAB40 (PGZ301) 套装, 230V		R21V007
2.	转盘电极-5000转/分, 不含可替换EDI电极头	EDI101	A35T040
3.	CTV101, BA速度控制器		R21V035
4.	EM-EDI-PT-D5 EDI电极头, 铂金, 直径5mm		A35T105
5.	基本电化学池, 含玻璃容器和电极	BEC/EDI	X51V001
6.	螺口Ag/AgCl参比电极	XR300	B20B300
7.	EM-EDI-NP EDI电极头, 无孔 (用户需自行开孔并接入自备杆)		A35T402
8.	EM-EDI-PE EDI电极头, 样品支架, 直径11mm (电极头可支撑用户样品盘)		A35T450



## 常规水质参数分析——试剂及仪器检索

(更多参数请参考《水质监测专用化学试剂》样本)

### 氨氮

- 多种测试方法：纳氏试剂法、水杨酸法等
- 测试过程简单、方便

#### 试剂

试剂描述	试剂包装	范围	仪器	测试次数	试剂订货号
水杨酸法	粉枕	0.01-0.50mg/L	DR6000,DR3900, DR2800,DR890, DR850	100	26680-00
纳氏试剂法	溶液	0.02-2.50mg/L	DR6000,DR3900, DR2800, DR2700, DR890, DR850	250	24582-00
水杨酸法	TNT	0.02-2.50mg/L	DR6000,DR3900, DR2800, DR2700,DR890, DR850	25-50	26045-45
水杨酸法	TNT	0.4-50.0mg/L	DR6000,DR3900, DR2800,DR2700, DR890, DR850	25-50	26069-45
TNT plus	TNT plus	0.015-2.00mg/L	DR6000, DR3900, DR2800	25	TNT830
TNT plus	TNT plus	1-12mg/L	DR6000, DR3900, DR2800	25	TNT831
TNT plus	TNT plus	2-47mg/L	DR6000,DR3900, DR2800	25	TNT832

### 余氯及总氯

- 多种试剂、量程可选
- 独特的DPD试剂配方可消除样品硬度干扰

#### 试剂

##### 余氯

试剂描述	试剂包装	量程	仪器	USEPA	测试次数	试剂订货号
余氯测试试剂套件,低量程 (该低量程测试需要流通池组件)		0.02-2.00 mg/L CL <sub>2</sub>	DR6000,DR3900, DR2800		450	25569-00
余氯测试试剂, 低量程	粉枕	0.02-2.00 mg/L CL <sub>2</sub>	DR6000,DR3900, DR2800, DR2700 DR890,DR850, DR820	符合	100	21055-69
余氯测试试剂, 低量程	粉枕	0.02-2.00 mg/L CL <sub>2</sub>	DR6000,DR3900, DR2800, DR2700 DR890, DR850, DR820	符合	1000	21055-28
余氯测试试剂, 低量程	安瓿瓶	0.02-2.00 mg/L CL <sub>2</sub>	DR6000,DR3900, DR2800, DR2700 DR890, DR850, DR820	符合	25	25020-25
余氯测试试剂, 高量程	粉枕	0.1-10.0 mg/L CL <sub>2</sub>	DR6000,DR3900, DR2800, DR2700 DR890, DR850, DR820	符合	100	14070-99
余氯测试试剂, 高量程	粉枕	0.1-10.0 mg/L CL <sub>2</sub>	DR6000,DR3900, DR2800, DR2700 DR890, DR850, DR820	符合	1000	14070-28
余氯测试试剂, 高量程	TNT	0.09-5.0 mg/L CL <sub>2</sub>	DR6000,DR3900, DR2800, DR2700 DR890, DR850, DR820		50	21055-45

##### 总氯

试剂描述	试剂包装	量程	仪器	USEPA	测试次数	试剂订货号
余氯测试试剂套件, 超低量程		2-500µg/L CL <sub>2</sub>	DR6000,DR3900, DR2800, DR2700	符合	20	25630-00
余氯测试试剂套件, 低量程 (该低量程测试需要流通池组件)		0.02-2.00 mg/L CL <sub>2</sub>	DR6000,DR3900, DR2800		450	25570-00
总氯测试试剂, 低量程	粉枕	0.02-2.00 mg/L CL <sub>2</sub>	DR6000, DR3900,DR2800,DR2700 DR890, DR850, DR820	符合	100	21056-69
总氯测试试剂, 低量程	粉枕	0.02-2.00 mg/L CL <sub>2</sub>	DR6000, DR3900,DR2800,DR2700 DR890, DR850, DR820	符合	1000	21056-28
总氯测试试剂, 低量程	安瓿瓶	0.02-2.00 mg/L CL <sub>2</sub>	DR6000, DR3900,DR2800,DR2700 DR890, DR850, DR820	符合	25	25030-25
总氯测试试剂, 高量程	粉枕	0.1-10.0 mg/L CL <sub>2</sub>	DR6000, DR3900,DR2800,DR2700 DR890, DR850, DR820	符合	100	14064-99
总氯测试试剂, 高量程	粉枕	0.1-10.0 mg/L CL <sub>2</sub>	DR6000, DR3900,DR2800,DR2700 DR890, DR850, DR820	符合	1000	14064-28
总氯测试试剂, 高量程	TNT	0.09-5.0 mg/L CL <sub>2</sub>	DR6000, DR3900,DR2800,DR2700 DR890, DR850, DR820	符合	50	21056-45



Be Right™

其他测试组件

组件描述	量程	仪器	组件订货号
PCII余氯/总氯测定仪, 包括比色计	0.02-2.00 mg/L Cl <sub>2</sub> 0.1-8.0 mg/L Cl <sub>2</sub>	PCII	58700-00
总氯数字滴定计试剂包, 中量程	20-2000 mg/L Cl <sub>2</sub>	数字滴定计	22725-00
总氯数字滴定计试剂包, 高量程	2000-70000 mg/L Cl <sub>2</sub>	数字滴定计	24448-00

测试所需配件

配件描述	产品订货号
流通池组件 (适用于DR6000)	LZV479
流通池组件 (适用于DR3900/DR2800)	59404-00

铬

- 六价格的废水分析方法符合USEPA
- 快速、准确
- 易于监测过程控制中的总铬

试剂

试剂描述	试剂包装	范围	仪器	USEPA	测试次数	试剂订货号
ChromaVer3铬试剂	粉枕	0.010-0.700 mg/L Cr	DR6000, DR3900, DR2800, DR2700, DR890	符合	100	12710-99
ChromaVer3铬试剂	安瓿瓶	0.010-0.700 mg/L Cr	DR6000, DR3900, DR2800, DR2700, DR890	符合	25	25050-25
总铬试剂包	粉枕	0.01-0.70 mg/L Cr	DR6000, DR3900, DR2800, DR2700		100	22425-00
铬, 六价和总铬	TNTplus	0.03-1.00 mg/L Cr	DR6000, DR3900, DR2800,	符合(六价铬)	25	TNT854

其他测试组件

组件描述	器材/原理	范围	测试次数	试剂订货号
六价铬比色柱		0.2-1.0mg/L Cr	50	12527-00
六价铬比色盘 (Model CH-8)		0.1-1.5mg/L Cr	100	1834-00
六价铬和三价铬比色盘 (总铬与六价铬之差) (Model CH-12)		0.1-1.5mg/L Cr	50(Cr <sup>6+</sup> ) 50(总铬)	2228-00
袖珍比色剂, 六价铬 (六价铬滴定器) (Model CH-14)	PCII 计数滴定器	0.01-0.70mg/L Cr 5-100/50-1000mg/L	100 100	58700-17 2227-02
土壤/水体中, 铬测试 (萃取)	萃取	0.5-15000 mg/Kg CrO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> (土壤) 0-750 mg/L Cr <sup>6+</sup> (水体)	100	24618-00

测试所需附件

附件描述	附件订货号
DRB200消解器 (用于TNT854, 测试总铬消解)	详见“DRB200”产品类型及订货号
水浴附件 (用于22425-00, 测试总铬消解)	1955-55
加热盘, 220V	12067-02



## 铜

- 几种测试方法和量程
- 满足现场或实验室分析
- Bicinchoninate方法——USEPA 认可
- 卟啉方法——快速且简便

### 试剂

试剂描述	试剂包装	范围	仪器	USEPA	测试次数	试剂订货号
铜试剂, 10mL, 卟啉	粉枕	2-210µg/L Cu	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700,DR890		100	26033-00
铜试剂, (自由铜和总铜)	粉枕	0.04-5.00mg/L Cu	DR6000,DR3900,DR2800,		100	24392-00
CuVer 1 铜试剂 Bicinchoninate	粉枕	0.04-5.00mg/L Cu	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700, PCII,DR890	符合	100	21058-69
CuVer 2 铜试剂 Bicinchoninate	安瓿瓶	0.04-5.00mg/L Cu	DR6000,DR3900,DR2800, PCII,DR890		25	25040-25

### 大型实验室仪器

仪器描述	量程	检出限	适用范围
流动注射分析仪 (FIA)	0.03-3.0 mg/L Cu	N/A	废水

### 其他测试组件

组件描述	器材/原理	范围	测试次数	试剂订货号
铜测试试纸 (自由铜和总铜)	试纸	0-3mg/L Cu (0, 0.2, 0.5, 1, 3)	25	27451-25
自由铜和总铜测试比色盘 (Model CU-6)	比色盘	0.1-5.0mg/L Cu	50 (自由铜), 50 (总铜)	21941-00
自由铜测试比色盘 (Model CU-5)	比色盘	0.1-5.0mg/L Cu	100	14213-00
袖珍比色计组件, 包括比色计	PCII	0.04-5.00mg/L Cu	100	58700-19

## 铁

- 多种测试方法
- FerroVer法符合USEPA标准
- 可测试痕量铁
- 适用于各种应用

### 试剂

#### 光度计法

试剂描述	试剂包装	范围	仪器	USEPA	测试次数	试剂订货号
FerroMo 试剂包		0.01-1.80 mg/L Fe	DR6000,DR3900,DR2800, DR890,DR850		100	25448-00
Ferrous 铁试剂粉枕	粉枕	0.02-3.00 mg/L Fe <sup>2+</sup>	DR6000,DR3900,DR2800, DR890,DR850,DR820		100	1037-69
Ferrous 铁试剂安瓿瓶	安瓿瓶	0.02-3.00 mg/L Fe <sup>2+</sup>	DR6000,DR3900,DR2800, DR890,DR850,DR820		25	25140-25
FerroVer 铁试剂粉枕, 10mL	粉枕	0.02-3.00 mg/L Fe	DR6000,DR3900,DR2800, DR890,DR850,DR820	符合	100	21057-69



试剂描述	试剂包装	范围	仪器	USEPA	测试次数	试剂订货号
FerroVer 铁试剂粉枕, 10mL	粉枕	0.02-3.00 mg/L Fe	DR6000,DR3900, DR2800, 符合 DR890,DR850,DR820		1000	21057-28
FerroVer 安瓿瓶	安瓿瓶	0.02-3.00 mg/L Fe	DR6000,DR3900, DR2800, 符合 DR890,DR850,DR820		25	25070-25
TPTZ 铁试剂粉枕, 10mL	粉枕	0.012-1.800 mg/L Fe	DR6000,DR3900, DR2800, DR890,DR850		100	26087-99
TPTZ 铁试剂安瓿瓶	安瓿瓶	0.012-1.800 mg/L Fe	DR6000,DR3900, DR2800, DR890,DR850		25	25100-25
FerroZine 铁试剂溶液, 500mL	溶液	0.009-1.400 mg/L Fe	DR6000,DR3900, DR2800, DR2700,DR890		1000	2301-49
FerroZine 铁试剂	粉枕	0.009-1.400 mg/L Fe	DR6000,DR3900, DR2800, DR2700,DR890		50	2301-66

#### 数字滴定计法

试剂描述	范围	仪器	测试次数	试剂订货号
铁试剂包, 数字滴定计	10-100 mg/L Fe	数字滴定计	100	24492-00
铁试剂包, 数字滴定计	100-1000 mg/L Fe	数字滴定计	100	24493-00

#### 大型实验室仪器

仪器描述	量程	检出限	适用范围
流动注射分析仪 (FIA)	0.05-30.0 mg/L Fe	0.002 mg/L Fe	废水、海水等

#### 其他测试组件

组件描述	器材/原理	范围	USEPA	测试次数	试剂订货号
袖珍比色计组件, FerroVer, 包括比色计	PCII	0.02-5.00 mg/L Fe	符合	100	58700-22
袖珍比色计组件, TPTZ, 包括比色计	PCII	0.01-1.70 mg/L Fe		100	58700-16
铁测试试纸, 总溶解性铁	试纸	0-5ppm Fe (0,0.15,0.3,0.6,1,2,5)		25	27453-25
铁测试比色盘, 低量程 (Model IR-24)	比色盘	0.002-0.200;0.01-1.00 mg/L Fe		100	2556-00
铁测试比色盘, 低量程 (Model IR-21)	比色盘	0.01-0.10;0.05-1.20 mg/L Fe		100	22993-00
铁测试比色盘 (Model IR-18)	比色盘	0.1-5 mg/L Fe		100	1464-00
铁测试比色盘 (Model IR-18A)	比色盘	0.02-1.00 mg/L Fe		100	1465-00
铁测试比色盘 (Model IR-18B)	比色盘	0.2-10 mg/L Fe		100	1464-01
铁测试比色盘 (Model IR-18C)	比色盘	0.2-10.0 Fe		100	26672-00
铁测试比色柱	比色柱	1-5mg/L Fe		50	14008-00
铁测试比色柱	比色柱	2-10mg/L Fe		50	25435-00
铁测试比色盘, 安瓿瓶	比色柱, 安瓿瓶	0.2-10.0mg/L Fe		25	25070-50



## 铅

- 双硫脲法，EPA认可的用于NPDES报告中的总铅测量方法（报告时需要进行消解）。
- 低量程，适合于痕量分析。
- LeadTrak是一种便捷的现场测量方法，仅适用于饮用水。
- TNTplus使用方便，测量准确。

### 试剂

描述	方法	试剂包装	量程	可用仪器	是否符合EPA法规要求	测试次数	货号
LeadTrak 试剂系列包含：	8317	粉枕+溶液	5-150µg/L Pb	除了 DR800 之外的所有光度计		20	2375000
(1) ppb-1 酸性防腐剂，236mL		溶液				20	2368531
(2) ppb-2 固定剂溶液，43mL		溶液				20	2368655
(3) ppb-3 洗脱剂，500mL		溶液				20	2368749
(4) ppb-4 中和剂，22mL		溶液				20	2368855
(5) ppb-5 指示剂粉枕		粉枕				20	2368964
(6) ppb-6 脱色剂，10mL		溶液				20	2374755
(7) 滴管，LDPE 0.5 和 1mL(20/pK) (共有3个)							2124720
(8) 移液吸头 (10/pk)							2275410
(9) 铅标准溶液 10mg/L, 25mL		溶液					2374820
(10) pPb 快速萃取柱							2374900
铅TNTplus, PAR 方法 加入金属预制系列， 货号为TNT890.可以测定总铅。	10216	TNTplus	0.1-2.0mg/L Pb	DR6000,DR3900, DR2800		25	TNT850
铅试剂系列包，双硫脲法含：	8033	粉枕+溶液	3-300µg/L Pb	除了 DR800 和 PC II 之外的所有光度计	符合	60-100	2243100
(1) 柠檬酸缓冲剂粉枕						100	1420299
(2) 氯仿，ACS,4L						60-100	1445817
(3) DithIVer 金属试剂粉枕						25	1261699
(4) 氰化钾，ACS,125g						50	76714
(5) 氢氧化钠，5N，1L						100	245053
(6) 氢氧化钠，5N，59mL						50	245026
铅试剂系列，空运配置（为了符合航空运输法规的要求，氯仿需要包装到多个瓶子中）						60-100	2243101
阳极溶出伏安法							
铅的传感器包			2-100µg/L	SA1100-Pb	符合†	10	5050100

“†” 仅用于饮用水



Be Right™



测试组件

描述	方法	器材	量程	可用仪器	测试次数	货号
PC II -LeadTrak系统	8317	PC II	5-150µg/L Pb	测试组件含PC II	20	5870021

标准溶液

描述	体积	浓度	货号
铅标准溶液, 以 Pb 计 (NIST)	25mL	10mg/L Pb	2374820
铅标准溶液, 以 Pb 计 (NIST)	100mL	100mg/L	1261742
铅标准溶液, 以 Pb 计 (NIST)	100mL	1000mg/L	1279642

测试所需配件

描述	货号
DRB200 反应器 (使用货号为TNT850的试剂测试总铅, 订货时请访问 <a href="http://www.hach.com">www.hach.com</a> 或与您所在地区的Hach代表处联系。)	
金属预制系列 (使用货号为TNT850的试剂测试总铅)	TNT890
铅, PPb-1 酸性防腐剂溶液, LeadTrak 铅测试, 236mL	2368531
反应管, 20mm, 5/pk (使用金属预制试剂, 货号为TNT890)	LZP065

硝酸盐

- 镉还原法—测试快速、方便, 3种可选量程
- 多种方法、试剂、仪器可供选择
- 铬变酸法—高量程, 方便的TNT 测试管

试剂

试剂描述	试剂包装	量程	仪器	测试次数	试剂订货号
硝酸盐试剂套件, 镉还原法, 低量程		0.01-0.50 mg/L NO <sub>3</sub> -N	DR6000,DR3900,,DR2800,DR2700, DR890,DR850,DR820	100	24298-00
硝酸盐试剂, 镉还原法, 中高量程	粉枕	0.3-30.0 mg/L NO <sub>3</sub> -N 0.1-10.0 mg/L NO <sub>3</sub> -N	DR6000,DR3900,,DR2800,DR2700, DR890,DR850,DR820,PC II	100	21061-69

试剂描述	试剂包装	量程	仪器	测试次数	试剂订货号
硝酸盐试剂, 镉还原法, 中高量程	安瓿瓶	0.3-30.0 mg/L NO <sub>3</sub> -N 0.1-10.0 mg/L NO <sub>3</sub> -N	DR6000,DR3900,,DR2800,DR2700 DR890,DR850,DR820,PC II	25	25110-25
硝酸盐试剂套件, 铬变酸法, 高量程	TNT	0.2-30.0 mg/L NO <sub>3</sub> -N	DR6000,DR3900,,DR2800,DR890	50	26053-45
硝酸盐预处理试剂包					24387-00
硝酸盐试剂, 二甲苯酚, 低量程	TNTplus™	0.2-13.5 mg/L NO <sub>3</sub> -N	DR6000,DR3900,,DR2800	25	TNT835
硝酸盐试剂, 二甲苯酚, 高量程	TNTplus™	5-35 mg/L NO <sub>3</sub> -N	DR6000,DR3900,,DR2800	25	TNT836

大型实验室仪器

仪器描述	量程	检出限	适用范围	国标方法
流动注射分析仪 (FIA)	0.01-100 mg/L N	0.0003 mg/L N	废水	符合



Be Right™

## 其他测试组件

组件描述	量程	仪器	测试次数	组件订货号
袖珍比色计组件, 包括比色计	0.4-30.0 mg/L NO <sub>3</sub> -N	PCII	100	58700-02
硝酸盐比色盘	0-1/1-10 mg/L NO <sub>3</sub> -N	比色盘	50	14161-00
硝酸盐比色盘	1-50 mg/L NO <sub>3</sub> -N	比色盘	100	1468-03
硝酸盐试纸	0-50 mg/L NO <sub>3</sub> -N	试纸	25	27454-25

## 亚硝酸盐

- 适用于实验室及野外测试
- 重氮盐法—量程低, 符合 USEPA 方法, 多种可选试剂
- 多种量程可选
- 多种方法、试剂、仪器可供选择
- 独特的硫酸亚铁法—量程高, 操作简单

### 试剂

试剂描述	试剂包装	量程	仪器	USEPA	测试次数	试剂订货号
亚硝酸盐试剂, 重氮盐法	TNT	0.003-0.500 mg/L NO <sub>2</sub> -N	DR6000, DR3900, DR2800, DR890, DR850		25-50	26083-45
亚硝酸盐试剂, 重氮盐法	粉枕	0.002-0.300 mg/L NO <sub>2</sub> -N	DR6000, DR3900, DR2800, DR2700, DR890, DR850	符合	100	21071-69
亚硝酸盐试剂, 重氮盐法	安瓿瓶	0.002-0.300 mg/L NO <sub>2</sub> -N	DR6000, DR3900, DR2800, DR890, DR850	符合	25	25120-25
亚硝酸盐试剂, 硫酸亚铁法	粉枕	2-250 mg/L NO <sub>2</sub> -N	DR6000, DR3900, DR2800, DR2700, DR890		100	21075-69
亚硝酸盐试剂	TNTplus™	0.015-0.60 mg/L NO <sub>2</sub> -N	DR6000, DR3900, DR2800		25	TNT839

## 大型实验室仪器

仪器描述	量程	检出限	适用范围	国标方法
流动注射分析仪 (FIA)	0.01-10 mg/L N	0.0004 mg/L N	废水、海水等	符合

## 其他测试组件

组件描述	量程	测试次数	组件订货号
数字滴定器溶剂药筒 (亚硝氮)	100-2500 mg/L NaNO <sub>2</sub>		22707-01
亚铁菲洛啉指示剂			1812-33
硫酸标准溶液			2449-32
亚硝酸盐比色盘	0-100/0-200 mg/L NO <sub>2</sub> -N	100	2240-00
亚硝酸盐比色盘	0.01-0.50 mg/L NO <sub>2</sub> -N	100	21820-00
亚硝酸盐试纸	0-3 mg/L NO <sub>2</sub> -N 0-50 mg/L NO <sub>3</sub> -N	25	27454-25



Be Right™

## 总氮

- 快速、方便的测试方法
- 过硫酸盐配合TNT 试管的消解方式

### 试剂

试剂描述	试剂包装	量程	仪器	消解需求	测试次数	试剂订货号
总氮测试套件, 低量程		0.5-25.0 mg/L N	DR6000,DR3900, DR2800,DR2700,DR890	是	50	26722-45
总氮测试套件, 高量程		10-150 mg/L N	DR6000,DR3900, DR2800,DR2700	是	50	27141-00
总氮测试试剂, 低量程	TNTplus™	1-16 mg/L N	DR6000,DR3900, DR2800	是	25	TNT826
总氮测试试剂, 高量程	TNTplus™	5-40 mg/L N	DR6000,DR3900, DR2800	是	25	TNT827
总氮测试试剂, 超高量程	TNTplus™	20-100 mg/L N	DR6000,DR3900, DR2800	是	25	TNT828

### 总凯氏氮

试剂描述	量程	仪器	消解需求	测试次数	试剂订货号
总有机氮测试试剂	1-150 mg/L N	DR6000,DR3900, DR2800, DR2700, DR890	是	250	24953-00

### 总无机氮(测试时需要同时使用26049-45和26045-45)

试剂描述	试剂包装	量程	仪器	测试次数	试剂订货号
总无机氮预处理试剂	TNT	0.2-25.0 mg/L N	DR6000, DR3900, DR2800, DR2700, DR890, DR850	50	26049-45
氨氮试剂包	TNT	0.2-25.0 mg/L N	DR6000, DR3900, DR2800, DR2700, DR890, DR85	50	26045-45

### 大型实验室仪器

仪器描述	量程	检出限	适用范围	国标方法
流动注射分析仪 (FIA)	0.1-300 mg/L N (凯氏氮) 0.2-30 mg/L (总氮)	0.018 mg/L N 0.0049 mg/L N	废水、土壤、养殖等 废水、海水、土壤等	符合
IL500总氮自动分析仪	0.5-30 mg/L TN 30-150 mg/L TN	N/A	工业废水、生活污水等	符合

### 测试所需配件

配件描述	产品订货号
DRB200 消解器	详见“DRB200产品类型及订货号”
凯氏氮消解器	23130-21

## TOC (总有机碳)

- 消除有毒的汞、铬和银
- 试剂与仪器内置方法曲线高度相关
- 有效监测消毒过程的副产物

### 试剂

试剂描述	试剂包装	量程	仪器	消解需求	测试次数	试剂订货号
低量程试剂套件	TNT	0.3-20.0 mg/L C	DR6000,DR3900, DR2800, DR2700, DR890	是	25-50	27603-45
量程试剂套件	TNT	15-150 mg/L C	DR6000,DR3900, DR2800, DR2700, DR890	是	25-50	28159-45
高量程试剂套件	TNT	100-700 mg/L C	DR6000,DR3900, DR2800, DR2700, DR890	是	25-50	27604-45

### 测试所需配件

配件描述	产品订货号
DRB200 消解器	详见“DRB200产品类型及订货号”

## COD (化学需氧量)

详见13页化学需氧量 (COD) 分析系统

- 部分量程符合USEPA标准, 可用于NPDES 报告
- 测试准确, 快速
- 新型的TNTplus™试剂管, 带条形码, 可自动选择测试程序, 快速出结果
- 用户可根据情况选择合适的仪器与预制试剂



Be Right™

## 总磷及正磷

- 快速、方便的测量总磷及正磷
- 适用于高量程的钒钼酸盐比色法，适合于质控过程中高浓度的磷酸盐
- 部分方法符合USEPA方法
- 适用于中量程的氨基酸法，使用试剂量少
- 新型的TNTplus 试剂管，使用方便，测量快速

### 试剂

#### 正磷酸盐

试剂描述	试剂包装	量程	仪器	USEPA	测试次数	试剂订货号
正磷测试试剂套件，抗坏血酸法，低量程	溶液	19-3000 µg/L PO <sub>4</sub>	DR6000, DR3900 DR2800, DR2700		250	26786-00
正磷测试试剂，抗坏血酸法，低量程	粉枕包	0.02-2.50 mg/L PO <sub>4</sub>	DR6000, DR3900 DR2800, DR2700 DR890, DR850	符合	100	21060-69
正磷测试试剂，抗坏血酸法，低量程	安瓿瓶	0.02-2.50 mg/L PO <sub>4</sub>	DR6000, DR3900 DR2800, DR2700 DR850	符合	25	25080-25
正磷测试试剂套件，抗坏血酸法，低量程	TNT	0.06-5.00 mg/L PO <sub>4</sub>	DR6000, DR3900 DR2800, DR2700 DR890, DR850		50	27425-45
正磷测试试剂套件，氨基酸法，中量程	溶液	0.23-30.0 mg/L PO <sub>4</sub>	DR6000, DR3900 DR2800, DR2700 DR890, DR850, DR820		100	22441-00
正磷测试试剂，钒钼酸盐法，高量程 (该量程测试需要流通池组件)	溶液	0.3-45.0 mg/L PO <sub>4</sub>	DR6000, DR3900 DR2800, DR2700, DR890		50	20760-32
正磷测试试剂，钒钼酸盐法，高量程 (该量程测试需要流通池组件)	溶液	0.3-45.0 mg/L PO <sub>4</sub>	DR6000, DR3900 DR2800, DR890		250	20760-49
正磷测试试剂，钒钼酸盐法，高量程	安瓿瓶	0.3-45.0 mg/L PO <sub>4</sub>	DR6000, DR3900 DR2800, DR890		25	25250-25
正磷测试试剂，钒钼酸盐法，高量程	TNT	1.0-100.0 mg/L PO <sub>4</sub>	DR6000, DR3900 DR2800, DR2700, DR890		50	27673-45
正磷测试试剂，高量程	TNTplus™	1.6-30 mg/L P 5-90 mg/L PO <sub>4</sub>	DR6000, DR3900, DR2800		25	TNT846

### 总磷

试剂描述	试剂包装	量程	仪器	USEPA	测试次数	试剂订货号
总磷测试试剂套件，抗坏血酸法	TNT	0.06-3.50 mg/L PO <sub>4</sub>	DR6000, DR3900, DR2800 DR890, DR850	符合	是 50	27426-45
总磷测试试剂套件，钒钼酸盐法	TNT	1.0-100.0 mg/L PO <sub>4</sub>	DR6000, DR3900, DR2800, DR890	是	50	27672-45

### 总磷及正磷

试剂描述	试剂包装	量程	仪器	USEPA	测试次数	试剂订货号
总磷及正磷测试试剂，低量程	TNTplus™	0.15-4.5 mg/L PO <sub>4</sub>	DR6000, DR3900, DR2800	总磷是	25	TNT843
总磷及正磷测试试剂，高量程	TNTplus™	1.5-15.0 mg/L PO <sub>4</sub>	DR6000, DR3900, DR2800	总磷是	25	TNT844
总磷及正磷测试试剂，超高量程	TNTplus™	6-60 mg/L PO <sub>4</sub>	DR6000, DR3900, DR2800	总磷是	25	TNT845



Be Right™

其他测试组件

组件描述	量程	仪器	测试次数	组件订货号
袖珍比色计组件, 包括比色计	0.02-3.00 mg/LPO <sub>4</sub>	PCII	100	58700-06
正磷酸比色盘	0.02-1.00 mg/LPO <sub>4</sub> , 0.1-5.0 mg/LPO <sub>4</sub> , 1-50 mg/LPO <sub>4</sub>	比色盘	100	2248-00

大型实验室仪器

仪器描述	量程	检出限	适用范围	国标方法
流动注射分析仪 (FIA)	0.001-1500 mg/L P (正磷酸盐、总磷)	0.0003 mg/L	土壤、废水、海水、食品等	符合
IL500 总磷自动分析仪	0.05-3.8 mg/L PO <sub>4</sub> -P (正磷酸盐、总磷)	N/A	工业废水、市政污水等	符合

测试所需配件

配件描述	产品订货号
DRB200 消解器	详见“DRB200”产品类型及订货号
流通池组件 (适用于DR6000)	LZV479
流通池组件 (适用于DR3900、DR2800、DR2700)	59404-00



Be Right™



附录一

生活饮用水卫生标准

(GB5749-2006)

项目	限值	HACH量程	HACH仪器	试剂订货号
<b>感官性状和一般化学指标</b>				
浑浊度	1NTU	0-1000NTU	2100Q,2100N,2100AN	
pH	不小于6.5且不大于8.5	0.01-14.00pH	sensiON+系列pH仪, HQ11d, MP-6, MP-6p	
总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)	450mg/L	10-4000mg/L	TIMxxx电位滴定仪、数字式滴定器	22720-00
铅	0.2mg/L	0-0.800mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700,DR890,PC II ,QC8500S2	22420-00
铁	0.3mg/L	0-3.00mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700,DR890,PC II ,QC8500S2	21057-69
锰	0.1mg/L	0-0.700mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700,DR890,PC II ,QC8500S2	26517-00
铜	1.0mg/L	0-5.000mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700,DR890,PC II ,QC8500S2	21058-69
锌	1.0mg/L	0-3.0mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700,DR890,DR850,QC8500S2	24293-00
挥发酚类 (以苯酚计)	0.002mg/L	0-0.200mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700,QC8500S2	22439-00
阴离子合成洗涤剂	0.3mg/L	0-0.275mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700,DR890,QC8500S2	24468-00
硫酸盐	250mg/L	2-70mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700,DR890,PC II ,QC8500S2	21067-69
氯化物	250mg/L	10-10,000mg/L	TIMxxx电位滴定仪、数字式滴定器	22880-00
溶解性总固体	1000mg/L		sensiON+系列电导仪,HQ14d, MP-6, MP-6p	
<b>毒理学指标</b>				
砷	0.01mg/L	0-500ppb	砷测试盒: 对水体砷浓度进行半定量分析	28000-00
铬 (六价)	0.05mg/L	0-0.7mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700,PC II ,QC8500S2	12710-99
氰化物	0.05mg/L	0-0.240mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700,DR890,QC8500S2	24302-00
氟化物	1.0mg/L	0-2.00mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700,DR890,DR850,PC II ,QC8500S2	444-49
汞	0.001mg/L	0.1-2.5µg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700	26583-00
硝酸盐 (以N计)	10mg/L(地表水源) 20mg/L(地下水源)	0-30.0mg/L NO <sub>3</sub> -N	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700,DR890 DR850,DR820,PC II ,QC8500S2	21061-69
硒	0.01mg/L	0-1.000mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700	22442-01
<b>微生物指标</b>				
总大肠菌群	每100mL 水样中不得检出	滤膜法	MEL MF 微生物环境实验室	
粪大肠菌群	每100mL 水样中不得检出	滤膜法	MEL MF 微生物环境实验室	
<b>消毒剂常规指标</b>				
氯气及游离氯制剂	与水接触时间: 至30min 出厂水中限值: 4mg/L 出厂水中余量: ≥0.3mg/L 管网末梢水中余量: ≥0.05mg/L	0-2.00mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700,DR890,PC II	21055-69
一氯胺	与水接触时间: 120min 出厂水中限值: 3mg/L 出厂水中余量: ≥0.5mg/L 管网末梢水中余量: ≥0.05mg/L	0.04-4.50mg/L(CL <sub>2</sub> )	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700	28022-46
臭氧	与水接触时间: 至12min 出厂水中限值: 0.3mg/L 出厂水中余量≥0.02mg/L 管网末梢水中余量: 如加氯, 总氯≥0.05mg/L	0.01-1.50mg/L(O <sub>2</sub> )	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700,DR890,DR850	25180-25
二氧化氯	与水接触时间: 至30min 出厂水中限值: 0.8mg/L 出厂水中余量≥0.1mg/L 管网末梢水中余量: ≥0.02mg/L	0.04-5.00mg/L(CLO <sub>2</sub> )	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700,DR890,PC II	27710-00



Be Right™

附录二

地表水环境质量标准

(GB 3838-2002)

mg/L

序号	分类标准值参数	I 类标准	标准测定方法	HACH量程	HACH仪器	试剂订货号	HACH方法
1	水温 (°C)		温度计法				
2	pH 值 (无量纲)	6~9	玻璃电极法	0.01-14.00pH	sensION+系列pH仪, HQ11d, MP-6, MP-6p		同标准方法
3	溶解氧	≥ 7.5	碘量法 电化学探头法	0.01-20.00mg/L	LDO 溶解氧仪, sensION+系列溶解氧仪		荧光法, CLARK 电极法
4	高锰酸盐指数	≤ 2			COD-60A 高锰酸盐指数快速分析仪		
5	化学需氧量 (COD <sub>cr</sub> )	≤ 15	重铬酸盐法	0-40mg/L	DR6000, DR3900, DR2800	24158-25	同标准方法
6	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	≤ 3	稀释与接种法	0-35mg/L	BOD Trak II, LBOD		五天培养法
7	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	≤ 0.15	纳氏试剂比色法	0.02-2.5mg/L	DR6000, DR3900, DR2800, DR2700	24582-00	同标准方法
			水杨酸分光光度法	0.01-0.50mg/L	DR890, QC8500S2	26680-00	
8	总磷 (以P计)	≤ 0.02 (湖、库0.01)	钼酸铵分光光度法	0-1.10mg/L	DR6000, DR3900, DR2800, DR2700 DR890, QC8500S2	27426-45	同标准方法
9	总氮 (湖、库, 以N计)	≤ 0.2	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法		QC8500S2		
10	铜	≤ 0.01	2,9 二甲基-1,10-菲罗林分光光度法		DR6000, DR3900, DR2800, DR2700	26033-00	吡啉法
			二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 原子吸收分光光度法 (整合萃取法)	0-210.0μg/L	QC8500S2		
11	锌	≤ 0.05	原子吸收分光光度法	0-3.000mg/L	DR6000, DR3900, DR2800, DR2700 DR890, PC II, QC8500S2	24293-00	锌试剂法
12	氟化物 (以F计)	≤ 1.0	氟试剂分光光度法 离子色谱法	0.02-2.00mg/L	DR6000/DR3900/DR2800/DR2700/ DR890/DR850/QC8500S2	444-49	分光光度法 离子选择性电极法
			离子选择电极法		sensION+MM340, HQd系列离子浓度计		
13	硒	≤ 0.01	2,3-二氨基萘荧光法 石墨炉原子吸收分光光度法	0-1.000mg/L	DR6000, DR3900, DR2800, DR2700	22442-01	同标准方法
14	砷	≤ 0.05	二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 冷原子荧光法	0-500ppb	砷测试盒	28000-00	试纸方法
15	汞	≤ 0.00005	冷原子吸收分光光度法 冷原子荧光法	0.1-2.5μg/L	DR6000, DR3900, DR2800, DR2700	26583-00	同标准方法
16	铬 (六价)	≤ 0.01	二苯碳酰二肼分光光度法	0-0.700mg/L	DR6000, DR3900, DR2800, DR2700 DR890, PC II, QC8500S2	12710-99	同标准方法
17	氰化物	≤ 0.005	异烟酸-吡啶啉酮比色法	0-0.240mg/L	DR6000, DR3900, DR2800, DR2700 DR890, QC8500S2	24302-00	同标准方法
			吡啶-巴比妥酸比色法				
18	挥发酚	≤ 0.002	蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法	0-0.200mg/L	DR6000, DR3900, DR2800, DR2700, QC8500S2	22439-00	同标准方法
19	石油类	≤ 0.05	红外分光光度法		DR6000, DR3900, DR2800, DR2700, DR890	22743-00	免疫管法
20	阴离子表面活性剂	≤ 0.2	亚甲基蓝分光光度法	0-0.275mg/L	DR6000, DR3900, DR2800, DR2700 DR890, QC8500S2	24468-00	同标准方法
21	硫化物	≤ 0.05	亚甲基蓝分光光度法 直接显色分光光度法	5-800μg/L	DR6000, DR3900, DR2800, DR2700 DR890, QC8500S2	22445-00	同标准方法
22	粪大肠菌群 (个/L)	≤ 200	多管发酵法、滤膜法		MEL MF 微生物环境实验室		同标准方法



Be Right™

附录三

生活饮用水水源水质标准

(CJ 3020-93)

项 目	标准限值		HACH量程	HACH仪器	试剂订货号
	一级	二级			
色	色度不超过15度，并不得呈现其他异色	不应有明显的其他异色	0-500度	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700,DR890	
浑浊度(度)	≤3		0-1000NTU	2100Q,2100N,2100AN	
pH值	6.5~8.5	6.5~8.5	0.01-14.00pH	sensION+系列pH仪,HQ11d, MP-6, MP-6p	
总硬度(以碳酸钙计)(mg/L)	≤350	≤450	10-4000mg/L	TIMxxx电位滴定仪、数字式滴定器	22720-00
溶解铁(mg/L)	≤0.3	≤0.5	0-3.00mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II, QC8500S2	21057-69
锰(mg/L)	≤0.1	≤0.1	0-0.700mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II, QC8500S2	26517-00
铜(mg/L)	≤1.0	≤1.0	0-5.000mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II, QC8500S2	21058-69
锌(mg/L)	≤1.0	≤1.0	0-3.000mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II, QC8500S2	24293-00
挥发酚(以苯酚计)(mg/L)	≤0.002	≤0.004	0-0.200mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 QC8500S2	22439-00
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	≤0.3	≤0.3	0-0.275mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890, QC8500S2	24468-00
硫酸盐(mg/L)	<250	<250	2-70mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II, QC8500S2	21067-69
氯化物(mg/L)	<250	<250	10-10,000mg/L	TIMxxx电位滴定仪、数字式滴定器	22880-00
溶解性总固体(mg/L)	<1000	<1000		sensION+系列电导仪,HQ14d, MP-6	
氟化物(mg/L)	≤1.0	≤1.0	0-2.00mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II, QC8500S2	444-49
氰化物(mg/L)	≤0.05	≤0.05	0-0.240mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890, QC8500S2	24302-00
砷(mg/L)	≤0.05	≤0.05	0-500ppb	砷测试盒	28000-00
硒(mg/L)	≤0.01	≤0.01	0-1.000mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700	22442-00
汞(mg/L)	≤0.001	≤0.001	0.1-2.5μg/L (需配置吸收装置)	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700	26583-00
镉	≤0.01	≤0.01	0-80.0μg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700	22422-00
铬(六价)(mg/L)	≤0.05	≤0.05	0-0.700mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II, QC8500S2	12710-99
铅	≤0.05	≤0.07	0-300μg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700	22431-00
银(mg/L)	≤0.05	≤0.05	0-0.700mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700	22966-00
氨氮(以氮计)(mg/L)	≤0.5	≤1.0	0-0.80mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II, QC8500S2	22437-00
硝酸盐(以氮计)(mg/L)	≤10	≤20	0-30.0mg/L NO <sub>3</sub> -N	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II, QC8500S2	21061-69
总大肠菌群(个/L)	≤1000	≤10000	滤膜法	MEL MF 微生物环境实验室	



Be Right™

附录四

再生水回用于景观水体的水质标准

(CJ/T 95-2000)

单位<sup>①</sup>: mg/L

序号	项目	标准值		测定方法	执行标准	HACH量程	HACH仪器	试剂订货号
		人体非直接接触 无漂浮物, 无令人 不愉快的嗅和味	人体非全身性接触 无令人不愉快 的嗅和味					
1	基本要求							
2	色度 (度)	30	30	铂钴比色法	GB/T 11903	0-500度	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700,DR890	
3	pH	6.5~9.0	6.5~9.0	玻璃电极法	GB/T 6920	0.01-14.00pH	sensION+系列pH计,HQ14d,MP-6,MP-6p	
4	化学需氧量(COD)	60	50	重铬酸钾法	GB/T 11914	0-150 mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700,DR890	21258-25
5	五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )	20	10	稀释与接种法	GB/T 7488	0-35 mg/L	BODTrak II, LBOD	
6	悬浮物(SS)	20	10	重量法	GB/T 11901	0-750 mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700	
7	总磷(以P计)	2.0	1.0	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893	0.06-3.50 mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,QC8500S2,IL500TP	27426-45
8	凯氏氮	15	10	容量法	GB/T 11891	1-150 mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,QC8500S2	24953-00
9	大肠菌群(个/L)	1000	500	多管发酵法 滤膜法	GB/T 5750	滤膜法	MEL MF 微生物环境实验室	
10	余氯 <sup>②</sup>	0.2~1.0 <sup>③</sup>	0.2~1.0 <sup>③</sup>	N,N'-二乙基1,4-苯二胺分光光度法 N,N'-二乙基1,4-苯二胺滴定法	GB/T 11898 GB/T 11897	0-2.00 mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II	21055-69
11	全盐量	1000/2000 <sup>④</sup>	1000/2000 <sup>④</sup>	重量法	- <sup>⑤</sup>		sensION+系列电导仪,HQd系列电导仪	
12	氯化物(以Cl <sup>-</sup> 计)	350	350	硝酸银容量法 硝酸汞容量法	GB/T 5750	10-100000 mg/L	TIMxxx电位滴定仪、数字式滴定器	22880-00
13	溶解性铁	0.4	0.4	二氮杂菲比色法 原子吸收分光光度法	GB/T 5750	0-3.00 mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II, QC8500S2	21057-69
14	总锰	1.0	1.0	火焰原子吸收分光光度法 高锰酸钾分光光度法	GB/T 11911 GB/T 11906	0.1-20.0 mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,DR850,DR820,PC II	24300-00
15	挥发酚	0.1	0.1	蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法	GB/T 7490	0-0.200 mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 QC8500S2	22439-00
16	石油类	1.0	1.0	红外光度法	GB/T 16488	免疫管法	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890	22743-00
17	阴离子表面活性剂	0.3	0.3	亚甲基蓝分光光度法	GB/T 7494	0-0.275 mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,DR850,QC8500S2	24468-00

①pH及注明单位除外。

②为管网末梢余氯。

③1.0为夏季水温超过25℃时采用值。

④2000为盐碱地区采用值

⑤《水和废水标准检验法》(第15版),北京:中国建筑出版社,1980



**附录五**  
**锅炉给水质量标准**  
(GB/T 12145-1999)  
**锅炉给水质量标准**

项目	炉型												HACH仪器	HACH量程	试剂订货号
	汽包炉						直流炉								
	压力/MPa														
	3.8~5.8		5.9~12.6		12.7~15.6		15.7~18.3		18.4~25		18.4~25				
标准值	期望值	标准值	期望值	标准值	期望值	标准值	期望值	标准值	期望值	标准值	期望值				
电导率(氧离子交换后,25℃)/(mS/cm)	-	-	≤0.30	-	≤0.30	≤0.20	≤0.20	≤0.30	≤0.20	≤0.20	≤0.15	≤0.15	sensION+系列电导仪,HQd系列电导		
溶解氧	≤15	≤7	≤7	-	≤7	-	≤7	-	≤7	-	≤7	-	sensION+系列溶解氧仪,HQd系列溶解氧仪 哈希比色盘	25070-50	
铁	≤50	≤30	≤20	-	≤20	-	≤20	-	≤20	-	≤10	-	DR6000,DR3300,DR2800,DR2700,DR890,PC II	21058-69	
铜	≤10	≤10	≤5	-	≤5	-	≤5	-	≤5	-	≤5	-	sensION+系列离子浓度计,HQ30d		
钠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≤5	-	DR6000,DR3300,DR2800,DR2700,DR890,DR850	24593-00	
二氧化硅	应保证蒸汽二氧化碳磷符合标准												TIMxxx电位滴定仪、数字式滴定器	24480-00	
硬度 <sup>①</sup> (mmol/L)	≤2.0	≤2.0	≤1.0	约0	约0	约0	约0	约0	约0	约0	约0	约0			

**蒸汽质量标准 (一)**

项目	炉型												HACH仪器	HACH量程	试剂订货号
	汽包炉						直流炉								
	压力/MPa														
	3.8~5.8		5.9~18.3		5.9~18.3		18.4~25		18.4~25		18.4~25				
标准值	期望值	标准值	期望值	标准值	期望值	标准值	期望值	标准值	期望值	标准值	期望值				
钠/(μg/kg)	≤15	≤10	≤10	≤5	≤10	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤3	≤3	sensION+MM340, HQd系列离子浓度计		
电导率(氟离子交换后,25℃)/(μS/cm)	-	≤0.30	≤0.30	≤0.30	≤0.30	≤0.30	≤0.30	≤0.30	≤0.30	≤0.30	≤0.15	≤0.15	sensION+系列电导仪, HQ14d		
二氧化硅/(μg/kg)	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	sensION+系列电导仪, HQ14d		
	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700,DR890,DR850	24593-00	

**蒸汽质量标准 (二)**

项目	炉型												HACH仪器	HACH量程	试剂订货号
	汽包炉						直流炉								
	压力/MPa														
	3.8~15.6		15.7~18.3		15.7~18.3		18.4~25		18.4~25		18.4~25				
标准值	期望值	标准值	期望值	标准值	期望值	标准值	期望值	标准值	期望值	标准值	期望值				
铁/(μg/kg)	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	≤20	DR6000,DR3800,DR2800,DR2700,DR890	2301-49	
铜/(μg/kg)	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700,DR890	26033-00	





附录六

工业锅炉水质标准

(CB/576-2001)

(1)蒸汽锅炉和汽水两用锅炉的给水一般采用锅外化学水处理，水质应符合下表的规定。

项目	给水			锅水			HACH 量程	HACH仪器	试剂订货号
	≤1.0	>1.0 ≤1.6	>1.6 ≤2.5	≤1.0	>1.0 ≤1.6	>1.6 ≤2.5			
额定蒸汽压力, MPa	≤1.0	>1.0 ≤1.6	>1.6 ≤2.5	≤1.0	>1.0 ≤1.6	>1.6 ≤2.5			
悬浮物, mg/L	≤5	≤5	≤5	-	-	-	0-750mg/L	DR6000 DR3900 DR2800 DR2700	
总硬度, mmol/L <sup>①</sup>	≤0.03	≤0.03	≤0.03	-	-	-	8-1000μg/L	DR6000 DR3900 DR2800 DR2700	26031-00
总碱度, mmol/L <sup>②</sup>	无过热器	-	-	6~26	6~24	6~16		TIMxxx电位滴定仪	
	有过热器	-	-	-	≤14	≤12			
pH(25℃)	≥7	≥7	≥7	10~12	10~12	10~12	0.01-14.00pH	sensION+系列pH计, HQd系列pH计	
溶解氧, mg/L <sup>③</sup>	≤1.0	≤1.0	≤0.05	-	-	-	0.01-20.00mg/L	sensION+系列溶解氧仪, HQd系列溶解氧仪	
溶解固形物, mg/L <sup>④</sup>	无过热器	-	-	<4000	<3500	<3000	0-50000mg/L (以NaCl计)	sensION+系列电导率仪, HQd系列电导率仪	
	有过热器	-	-	-	<3000	<2500			
SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> , mg/L	-	-	-	-	10~30	10~30		数字式滴定器	22723-00
PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> , mg/L	-	-	-	-	10~30	10~30	1.0-100.0mg/L	DR6000 DR3900 DR2800 DR2700 DR890	27673-45
相对碱度 (游离NaOH) <sup>⑤</sup> (溶解固形物)	-	-	-	-	<0.2	<0.2			
含油量, mg/L	≤2	≤2	≤2	-	-	-	免疫试管法	DR6000 DR3900 DR2800 DR2700 DR890	27743-00
含铁量, mg/L <sup>⑥</sup>	≤0.3	≤0.3	≤0.3	-	-	-	0.009-1.400mg/L	DR6000 DR3900 DR2800 DR2700	2301-49

① 硬度mmol/L的基本单元为 C(1/2Ca<sup>2+</sup>, 1/2Mg<sup>2+</sup>), 下同。

② 碱度mmol/L的基本单元为 C(OH<sup>-</sup>, 1/2CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>), 下同。对蒸汽品质要求不高, 且不带过热器的锅炉, 使用单位在报当地锅炉压力容器安全监察机构同意后, 碱度指标上限值可适当放宽。

③ 当锅炉额定蒸发量大于等于6t/h时应除氧, 额定蒸发量小于6t/h的锅炉如发现局部腐蚀时, 给水应采取除氧措施, 对于供汽轮机用的锅炉给水含氧量应小于等于0.05mg/L。

④ 如测定溶解固形物有困难时, 可采用测定电导率或氯离子(Cl<sup>-</sup>)的方法来间接控制, 但溶解固形物与电导率或氯离子(Cl<sup>-</sup>)的比值关系应根据试验确定。并应定期复试和修正此比值关系。

⑤ 全焊接结构锅炉相对碱度可不控制。

⑥ 仅限燃油燃气锅炉。

额定蒸发量小于等于2t/h, 且额定蒸汽压力小于等于1.0M\_Pa 的蒸汽锅炉和汽水两用锅炉(如对汽、水品质无特殊要求)也可采用锅内加药处理。但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督, 认真做好加药、排污和清洗工作, 其水质应符合下表。

项目	锅内加药处理		锅外化学处理		HACH 量程	HACH仪器	试剂订货号
	给水	锅水	给水	锅水			
悬浮物, mg/L	≤20	-	≤5	-	0-750 mg/L	DR6000 DR3900 DR2800 DR2700	
总硬度, mmol/L	≤4	-	≤0.6	-	8-1000μg/L	DR6000 DR3900 DR2800 DR2700	26031-00
总碱度, mmol/L	-	-	8~26	-		TIMxxx电位滴定仪	
pH(25℃)	≥7	10~12	≥7	10~12	0.01-14.00pH	sensION+系列pH计, HQd系列pH计	
溶解固形物, mg/L	-	-	≤5000	-	0-50000 mg/L	sensION+系列电导仪, HQd系列电导仪计	

承压热水锅炉给水应进行锅外水处理, 对于额定功率小于等于4.2MW 非管架式承压的热水锅炉和常压热水锅炉, 可采用锅内加药处理, 但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督, 认真做好加药工作, 其水质应符合下表的规定。

项目	锅内加药处理		锅外化学处理		HACH 量程	HACH仪器	试剂订货号
	给水	锅水	给水	锅水			
悬浮物, mg/L	≤20	-	≤5	-	0-750 mg/L	DR6000 DR3900 DR2800 DR2700	
总硬度, mmol/L	≤6	-	≤0.6	-	8-1000μg/L	DR6000 DR3900 DR2800 DR2700	26031-00
pH(25℃) <sup>①</sup>	≥7	10~12	≥7	10~12	0.01-14.00pH	sensION+系列pH计, HQd系列pH计	
溶解氧, mg/L <sup>②</sup>	-	-	≤0.1	-	0.01-20.00 mg/L	sensION+系列溶解氧仪, HQd系列电溶解氧仪	
含油量, mg/L	≤2	-	≤2	-	免疫试管法	DR6000 DR3900 DR2800 DR2700 DR890	27743-00

① 通过补加药剂使用锅水pH值控制在10~12。

② 额定功率大于等于4.2MW的承压热水锅炉给水应除氧, 额定功率小于4.2MW的承压热水锅炉和常压热水锅炉给水应尽量除氧。



Be Right™

附录七

地下水质量标准

(CB/T 14848-93)

项目 序号	类别	I 类	II 类	III 类	HACH 量程	HACH仪器	试剂订货号
	标准值						
	项目						
1	浑浊度(度)	≤3	≤3	≤3		2100Q,2100N,2100AN	
2	pH	6.5~8.5			0.01-14.00pH	sensION+系列pH仪 HQ11d,MP-6,MP-6p	
3	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)(mg/L)	≤150	≤300	≤450	10-4000mg/L	TIMxxx电位滴定仪、数字式滴定器	22720-00
4	溶解性总固体(mg/L)	≤300	≤500	≤1000		sensION+系列电导仪, HQ14d	
5	硫酸盐(mg/L)	≤50	≤150	≤250	2-70mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II, QC8500S2	21067-69
6	氯化物(mg/L)	≤50	≤150	≤250	10-10,000mg/L	TIMxxx电位滴定仪、数字式滴定器	22880-00
7	铁(Fe)(mg/L)	≤0.1	≤0.2	≤0.3	0-3.00mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II, QC8500S2	21057-69
8	锰(Mn)(mg/L)	≤0.05	≤0.05	≤0.1	0-0.700mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II, QC8500S2	26517-00
9	铜(Cu)(mg/L)	≤0.01	≤0.05	≤1.0	0-210.0μg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700	26033-00
					0-5.000mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II, QC8500S2	21058-69
10	锌(Zn)(mg/L)	≤0.05	≤0.5	≤1.0	0-3.000mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II, QC8500S2	24293-00
11	钼(Mo)(mg/L)	≤0.001	≤0.01	≤0.1	0-3.00mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II, QC8500S2	24494-00
12	钴(Co)(mg/L)	≤0.005	≤0.05	≤0.05	0-2.00mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700	26516-00
13	挥发性酚类(以苯酚计)(mg/L)	≤0.001	≤0.001	≤0.002	0-0.200mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 QC8500S2	22439-01
14	阴离子合成洗涤剂(mg/L)	不得检出	≤0.1	≤0.3	0-0.275mg/L	DR6000,DR3900,DR2800 DR2700,DR890, QC8500S2	24468-01
15	硝酸盐(以N计)(mg/L)	≤2.0	≤5.0	≤20	0-30.0mg/L NO <sub>3</sub> -N	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II, QC8500S2	21061-69
16	亚硝酸盐(以N计)(mg/L)	≤0.001	≤0.01	≤0.02	0-0.300mg/L NO <sub>2</sub> -N	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II, QC8500S2	21071-69
17	氨氮(NH <sub>4</sub> )(mg/L)	≤0.02	≤0.02	≤0.2	0-2.500mg/L	DR6000,DR2800,DR2700	24582-00
					0-0.80mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II, QC8500S2	22437-00
18	氟化物(mg/L)	≤1.0	≤1.0	≤1.0	0-2.00mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II, QC8500S2	444-49
	碘化物(mg/L)	≤0.1	≤0.1	≤0.2	0-7.00mg/L	DR6000,DR3900,DR2800 DR2700, QC8500S2	21056-69
19	氰化物(mg/L)	≤0.001	≤0.01	≤0.05	0-0.240mg/L	DR6000,DR3900,DR2800 DR2700,DR890, QC8500S2	24302-00
	汞(Hg)(mg/L)	≤0.00005	≤0.0005	≤0.001	0.1-2.5μg/L (需配置吸收装置)	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700	26583-00
20	砷(As)(mg/L)	≤0.005	≤0.01	≤0.05	0-500ppb	砷测试盒	28000-00
	硒(Se)(mg/L)	≤0.01	≤0.01	≤0.01	0-1.000mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700	22442-01
21	铬(六价)(Cr <sup>6+</sup> )(mg/L)	≤0.005	≤0.01	≤0.05	0-0.700mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,PC II, QC8500S2	12710-99
22	钡(Ba)(mg/L)	≤0.01	≤0.1	≤1.0	0-100mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700	12064-99
23	镍(Ni)(mg/L)	≤0.005	≤0.05	≤0.05	0-1.000mg/L	DR6000,DR3900,DR2800 DR2700,DR890,PC II	22426-00
	总大肠菌群(个/L)	≤3.0	≤3.0	≤3.0	滤膜法	MEL MF微生物环境实验室	



Be Right™

## 附录八 城镇污水处理厂污染物排放标准

(CB 18918-2002)

序号	基本控制项目	基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值) 单位mg/L					HACH仪器	试剂订货号
		一级标准		二级标准	三级标准	HACH 量程		
		A标准	B标准					
1	化学需氧量(COD)	50	60	100	120	0-150mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890	21258-25
2	生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )	10	20	30	60	0-35,0-70mg/L	BODTrak II, LBOD	
3	悬浮物(SS)	10	20	30	50	0-750mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700	
4	阴离子表面活性剂	0.5	1	2	5	0-0.275mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,QC8500S2	24468-01
5	总氮(以N计)	15	20	-	-	0-25mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,QC8500S2,IL500TN	26722-45
6	氨氮(以N计)	5	8	25	-	0-50mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,QC8500S2	26069-45
7	总磷	1	1.5	3	5	0.1-1.10mg/L	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890,QC8500S2,IL500TP	27426-45
8	色度	30	30	40	50	0-500	DR6000,DR3900,DR2800,DR2700 DR890	
9	pH	6-9					sensION+系列pH计,HQd系列pH计,HQ14d,MP-6,MP-6p	
10	粪大肠菌群数(个/L)	1000	10000	10000	-	滤膜法	MEL MF微生物环境实验室	

渔业水质标准

(GB11607-89)

附录九

序号	项目	标准测定方法	标准值	HACH 量程	HACH 仪器	试剂订货号	HACH 方法
1	pH值	玻璃电极法	淡水6.5~8.5, 海水7.0~8.5	0.00-14.00pH	sensON+系列pH仪, HQd11d		同标准方法
2	溶解氧	碘量法	连续24h中, 16h以上必须大于5, 其余任何时候不得低于3, 对于鲢科鱼类栖息水域冰封期其余任何时候不得低于4	0.01-20.00mg/L	LDO溶解氧仪, sensON+系列溶解氧仪		荧光法, CLARK 电极法
3	生化需氧量	稀释与接种法	不超过5, 冰封期不超过3		BOD Trak II, LBOD+HQ40d		压差法
4	总大肠菌群	滤膜法	不超过5000个/L(贝类养殖水质不超过500个/L)		MEL MF 微生物环境实验室		同标准方法
5	汞	冷原子吸收分光光度法	≤0.0005mg/L	0.1-2.5μg/L (需配置吸收装置)	DR6000, DR3900, DR2800 DR2700	26583-00	比色法
6	镉	原子吸收分光光度法	≤0.005mg/L	0-80.0μg/L	DR6000, DR3900, DR2800 DR2700	22422-00	比色法
7	铅	双硫脲分光光度法	≤0.05mg/L	0-300μg/L	DR6000, DR3900, DR2800 DR2700	22431-00	同标准方法
8	铬	二苯碳酰二肼分光光度法 (高锰酸盐氧化)	≤0.1mg/L	0-0.700mg/L	DR6000, DR3900, DR2800 DR2700, DR890, PC II QC8500S2	12710-99	同标准方法
9	铜	二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法	≤0.01mg/L	0-210.0μg/L	DR6000, DR3900, DR2800 DR2700, QC8500S2	26033-00	叶啉法
10	锌	双硫脲分光光度法	≤0.1mg/L	0-3.000mg/L	DR6000, DR3900, DR2800 DR2700, DR890, PC II QC8500S2	24293-00	Zincon 方法
11	镍	丁二酮肟分光光度法	≤0.05mg/L	0-1.000mg/L	DR6000, DR3900, DR2800 DR2700, DR890, PC II	22426-00	PAN 方法
12	砷	二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法	≤0.05mg/L	0-500ppb	砷测试盒	28000-00	试纸方法
13	氰化物	异烟酸-吡啶啉副比色法 吡啶-巴比妥酸比色法	≤0.005mg/L	0-0.240mg/L	DR6000, DR3900, DR2800 DR2700, DR890, QC8500S2	24302-00	同标准方法
14	硫化物	对二甲氨基苯胺分光光度法	≤0.2mg/L	0-800μg/L	DR6000, DR3900, DR2800 DR2700, DR890, QC8500S2	22445-00	亚甲兰法
15	氟化物	茜素磺锆目视比色法	≤1mg/L	0-2.00mg/L	DR6000, DR3900, DR2800 DR2700, DR890, PC II QC8500S2	444-49	SPADNS比色法
16	非离子氨	纳氏试剂比色法	≤0.02mg/L	0-2.500mg/L	DR6000, DR3900, DR2800 DR2700, DR890, QC8500S2	24582-00	同标准方法
		水杨酸分光光度法	≤0.02mg/L	0-0.80mg/L	DR6000, DR3900, DR2800 DR2700, DR890, PC II	22437-00	同标准方法
17	挥发性酚	蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法	≤0.005mg/L	0-0.200mg/L	DR6000, DR3900, DR2800 DR2700, QC8500S2	22439-01	同标准方法



## 附录十

## 海水水质标准

(GB 3097-1997)

项目 (mg/L)	I类	II类	III类	IV类	HACH 量程	HACH仪器	试剂订货号
大肠菌群 (个/L)	10000 供人生食的贝类增 养殖水质≤700				滤膜法	MEL/ MF微生物环境实验室	
粪大肠菌群 (个/L)	20000 供人生食的贝类增 养殖水质≤140				滤膜法	MEL/ MF微生物环境实验室	
水温 (°C)	人为造成的海水温升夏 季不超过当时当地1°C, 其他季节不超过2°C			人为造成的 海水温升不 超过当时当 地4°C		Hydrolab多参数、SensION+系列、 HQd系列、MP系列、H系列	
pH	7.8~8.5 同时不超出该海域正常 变动范围的0.2pH单位		6.8~8.8 同时不超出该海域正常 变动范围的0.5pH单位		1-14	sensION+系列、HQd系列、 H系列pH计、MP6p、MP6、 Hydrolab多参数;pH试纸;	
溶解氧>	6	5	4	3	0~20	数字式滴定器;sensION+系列、 H280G;HQ40d溶氧仪(另加一 个电导率电极)、Hydrolab多 参数;	
化学需氧量 ≤(COD <sub>Mn</sub> )	2	3	4	5		COD-60A	
生化需氧量 ≤(BOD <sub>5</sub> )	1	3	4	5		BOD Track II 分析仪; LBOD分析仪	
无机氮 ≤(以N计)	0.20	0.30	0.40	0.50	0.2~25.0	DR6000/DR3900/DR2800/ DR2700/DR890/DR850	26045-45
活性磷酸盐 ≤(以P计)	0.015	0.030		0.045	0.02~2.5	DR6000/DR3900/DR2800/ DR2700/DR890;QC8500S2	21060-69
汞≤	0.00005	0.0002		0.0005	0.1~2.5μg/L	DR6000/DR3900/DR2800/DR2700	26583-00
镉≤	0.001	0.005	0.010			DR6000/DR3900/DR2800/DR2700	22422-00
铅≤	0.001	0.005	0.010	0.050		DR6000/DR3900/DR2800/DR2700	22431-00
六价铬≤	0.005	0.010	0.020	0.050		DR6000/DR3900/DR2800/DR2700	12710-99
总铬≤	0.05	0.10	0.20	0.50		DR6000/DR3900/DR2800/DR2700	22425-00
砷≤	0.020	0.030	0.050		0~0.200	DR6000/DR3900/DR2800/DR2700	详见方法手册
铜≤	0.005	0.010	0.050		1~210μg/L	DR6000/DR3900/DR2800/ DR2700/DR890	26033-00
锌≤	0.020	0.050	0.10	0.50		DR6000/DR3900/DR2800/ DR2700/DR890	24293-00
镍≤	0.005	0.010	0.020	0.050	0.02~1.8	DR6000/DR3900/DR2800/DR2700	22435-00
氰化物≤	0.005		0.10	0.20	0.002~0.240	DR6000/DR3900/DR2800/ DR2700/DR890;QC8500S2	24302-00
硫化物 ≤(以S计)	0.02	0.05	0.10	0.25	0.005~0.80	DR6000/DR3900/DR2800/ DR2700/DR890;QC8500S2	22445-00
阴离子表面活性剂 (以LAS计)	0.03	0.10	0.10	0.10	0.002~0.275	DR6000/DR3900/DR2800/ DR2700/DR890;QC8500S2	24468-01



Be Right™